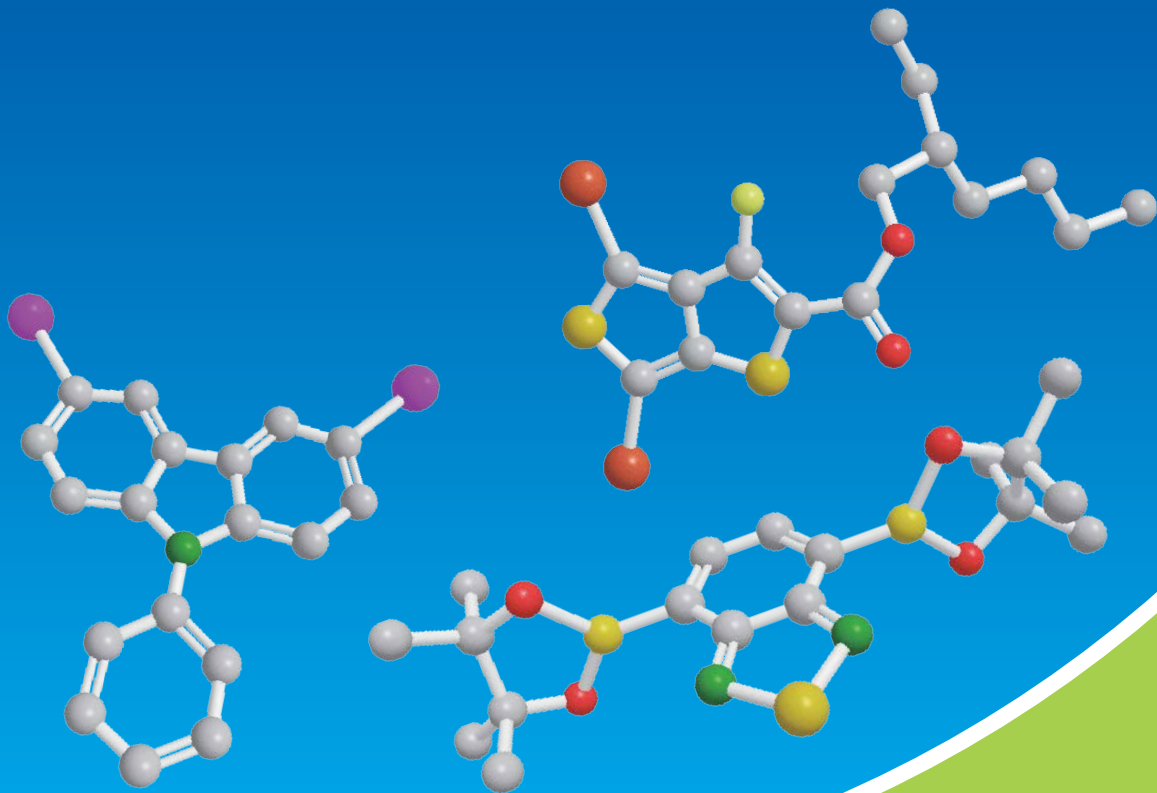


有機半導体ビルディングブロック

Building Block for Organic Semiconductor



低分子系半導体ビルディングブロック

高分子半導体ビルディングブロック

溶解度向上のための誘導体化試薬

有機半導体ビルディングブロック

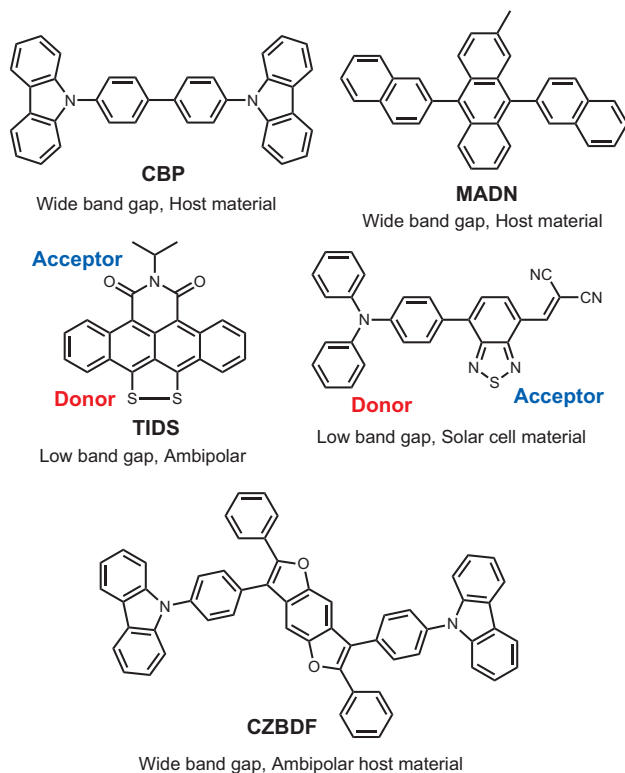
軽量・柔軟性に富む有機半導体材料は、折り曲げ可能な電子回路¹⁾や埋め込み可能な生体センサー等²⁾、シリコン半導体では実現困難な有機半導体ならではの応用が期待できます。また有機半導体材料の大きな特徴である可溶性を活かし、紙やフィルムといったフレキシブル基板上に印刷で大面積・高密度なデバイスを作成できるプリンテッドエレクトロニクスは、有機半導体デバイスの大量生産・低価格化を実現する技術であり、活発に研究が行われています³⁾。有機半導体を用いた光電変換デバイスとして、有機太陽電池 (OPV) が知られています。また、いくつかのキャリア輸送材料と発光層を組合せた有機EL素子は環境負荷が小さく、軽量かつフレキシブルな有機半導体材料を用いているため、次世代のディスプレイや照明用光源として注目されています。有機半導体材料は低分子系と高分子系に大別することができ、中間的な分子量を持つものとしてオリゴマー系があります。

1. 低分子系半導体ビルディングブロック

低分子系有機半導体の特徴として、化学的に純粋な化合物を単離でき、単結晶による構造解析が可能であること、真空蒸着による薄膜の作成および材料の精製が可能であることが挙げられます。無機材料に比べると有機材料の特徴は、炭素を中心とするその骨格の多様性にあります。すなわち、有機合成により光吸収や発光、エネルギーレベル、溶解性などの物理的性質を精密に制御でき、用途に合った材料の創出が可能となります。また、従来から知られるカップリング反応によりπ骨格同士を連結できる他、オリゴマー系の半導体を合成することもできます。チオフェン誘導体は光吸収性やキャリア移動度に優れていることから、OPVのp型半導体 (光吸収層) などに用いられています⁴⁾。有機EL素子においては、CBPなどのカルバゾール誘導体、MADNなどのアントラセン誘導体がワイドバンドギャップを持つことから、発光材料に対するホスト材料として利用されています⁵⁾。また、アリールアミン誘導体は、蒸着法によりアモルファス層を形成し成膜できる上、ホール輸送性に優れているため、有機EL素子のホール輸送層に用いられています⁶⁾。電子密度の低いヘテロ環であるピリミジン、トリアジン、ベンゾイミダゾール骨格を有する誘導体は、n型半導体 (電子輸送材料) に用いられています。

一方、一つの分子内にドナー骨格とアクセプター骨格を導入することで、ローバンドギャップの低分子系半導体の開発も行われています。このような有機半導体は、長波長の光吸収が可能であることから有機太陽電池の研究に利用されている他⁷⁾、TIDSなどのホール・電子の双方をキャリアとする両

極性半導体も知られています⁸⁾。有機EL素子においては、バランスの良いホールと電子移動度を有する、新しいタイプの両極性ホスト材料が必要とされています^{9,10)}。中村、辻らはワイドギャップのバランスの良い両極性ホスト材料CZBDFを開発し、有機ELのホスト材料として理想的な物性を持つことを報告しています¹¹⁾。



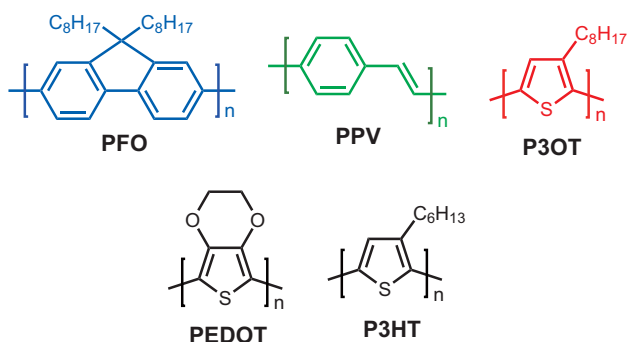
パラジウム、銅等の遷移金属触媒を用いたクロスカップリング反応は、様々な材料を系統的かつ迅速に合成できる強力な手法であり、新規材料開発になくてはならない手法となっています。本試薬リストには、ハロゲン、ボロン酸 (エステル)、スタニル基、アミノ基、ホルミル基などの活性基を持った低分子系半導体ビルディングブロックを数多く揃えています。

2. 高分子半導体ビルディングブロック

高分子半導体の研究は、有機EL、OPV、有機トランジスタ (OFET) などの分野で注目されています。このうち有機ELの分野では、発光層にポリフェニレンビニレン (PPV) など

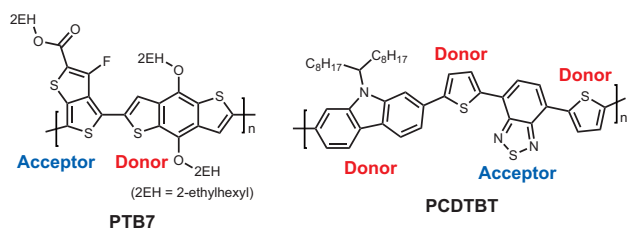
の高分子半導体の使用が検討されています。低分子系のELデバイスが主に蒸着法で製造されるのに対し、高分子系は塗布工程で容易に成膜性や耐熱性の高い素子を製造できるため、製造コストを抑えられると期待されています。また、発光性を有する高分子半導体も知られており、化学構造を変えることで、様々な発光色を作り出すことができます。ポリフルオレン（PFO）系は青色発光¹²、PPV系は緑色発光¹³、レジオランダム構造を有するポリ（3-オクチルチオフェン）（P3OT）などは赤色発光を示します¹⁴。

近年の有機エレクトロニクスの研究では、チオフェンなどの硫黄原子を含有するポリマーが盛んに利用されています。ポリエチレンジオキシチオフェン（PEDOT）は、導電性高分子の応用例であるコンデンサや有機トランジスタ、有機EL素子のホール輸送材料、二次電池などに用いられており、他にもアクチュエータやセンサー、熱電変換素子などにも応用研究が展開されています^{15,16}。またPEDOTとポリ（スチレンスルホン酸）を混合したPEDOT/PSSは、OPVのホール輸送層としても広く用いられています¹⁷。同様にチオフェン系ポリマーであるポリ（3-ヘキシルチオフェン）（P3HT）は、PCBMなどのフラーレン化合物とブレンドすることでバルクヘテロ接合を形成しやすく、OPVのp型半導体（光吸収層）として幅広く利用されています¹⁸。



P3HTおよびPFOなどの高分子半導体は1種類のモノマーの重合により合成できますが、2種類以上のモノマーを用いた共重合により、電子構造を微細に制御した高分子半導体を作成することができます。共重合により電子密度の高いモノマー（ドナー）と電子密度の低いモノマー（アクセプター）を交互に組合せることで、HOMOのエネルギー準位を下げることで、外部環境に安定なドナー・アクセプター型（DA型）高分子を作成することが可能です¹⁹⁻²¹。また、DA型構造にすることで高分子半導体のバンドギャップが小さくなり、長波長の光吸収が可能となる他、pドープおよびnドープが可能な両極性半導体となることも知られています^{22,23}。

Low band gap polymers



両末端にハロゲンを持つモノマーとボロン酸（エステル）を有するモノマーを金属触媒存在下、クロスカップリングさせることで共重合を起こすことができます。モノマーの組合せにより、多様な高分子半導体の合成が可能となります。ハロゲン体のクロスカップリングパートナーとして、トリメチルスタニル基を有するモノマーを用いることで、反応後に副生する揮発性のトリメチルスタニルハライドを容易に除去することができます。本試薬リストには、ハロゲン、ボロン酸（エステル）、スタニル基などの活性基を持った高分子半導体ビルディングブロックを数多く揃えてあります。

3. 溶解度向上のための誘導体化試薬

アルキル基は分子のπ共役に関わっていないため、分子の電子的な特性には大きく関与しないと言えます。しかし、分子が集合した固体状態におけるアルキル基の役割は大きく、アルキル基を導入することでその溶解度や融点などに変化を与えることが可能です。特に有機デバイスなどの分野においては、溶液塗布による製造、印刷技術を用いた大面積化が望まれており、アルキル化を始めとする溶解度向上のための誘導体化が行われています。さらに、電子求引の効果を持つフルオロアルキル基は、高溶解性のn型半導体の骨格形成に役立ちます^{24,25}。また、いくつかのOPVおよびOFET材料にはジアルキルシロール骨格を持つものが知られています²⁶。本試薬リストには、アルキル鎖あるいはジアルキルシロール基の導入のための試薬を揃えてあります。

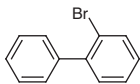
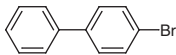
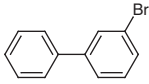
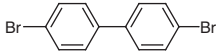
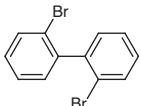
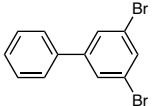
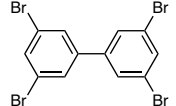
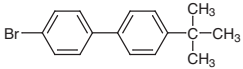
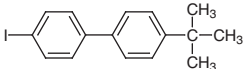
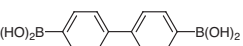
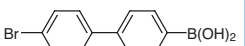
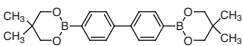
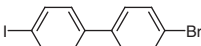
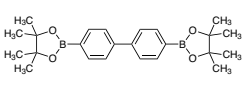
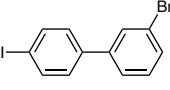
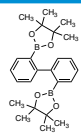
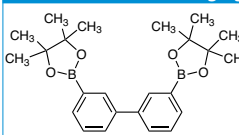
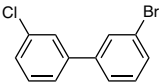
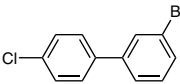
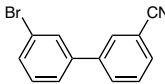
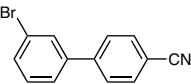
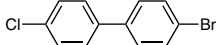
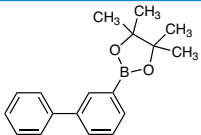
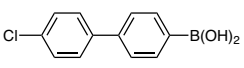
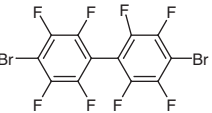
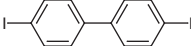
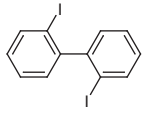
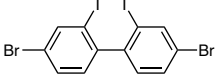
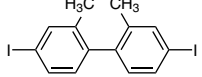
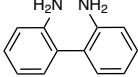
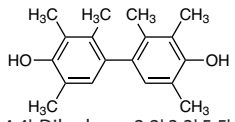
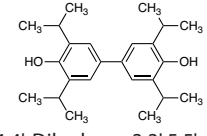
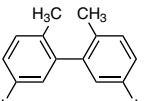
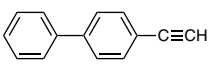
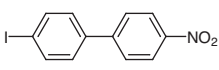
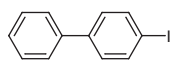
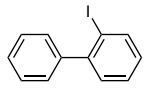
文献

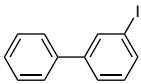
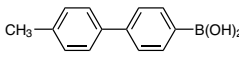
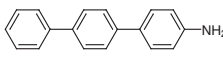
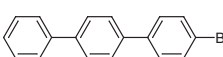
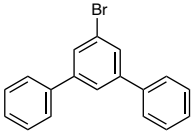
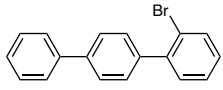
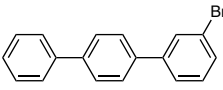
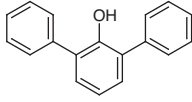
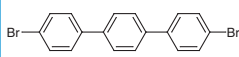
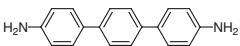
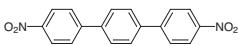
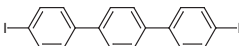
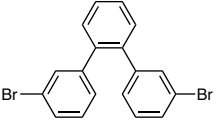
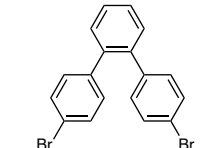
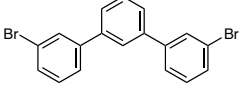
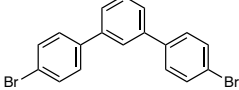
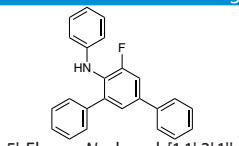
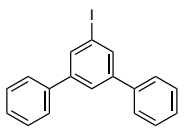
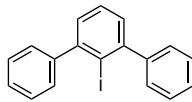
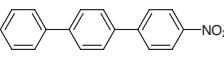
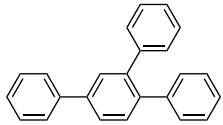
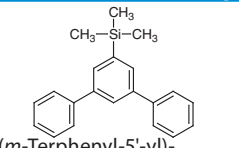
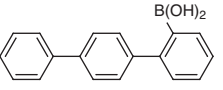
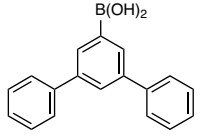
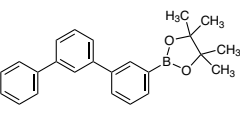
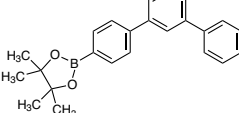
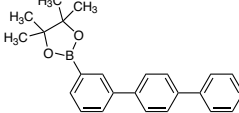
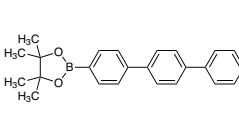
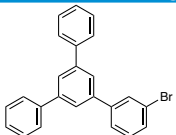
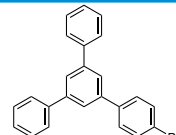
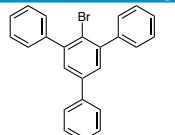
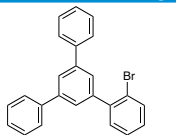
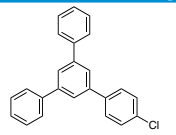
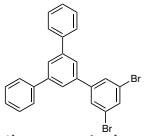
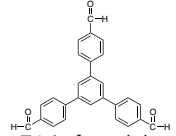
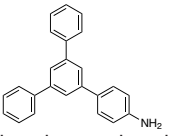
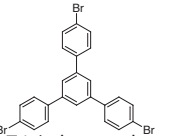
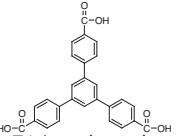
- 1) M. Kaltenbrunner, T. Sekitani, J. Reeder, T. Yokota, K. Kuribara, T. Tokuhara, M. Drack, R. Schwödiauer, I. Graz, S. Bauer-Gogonea, S. Bauer, T. Someya, *Nature* **2013**, 499, 458.
- 2) K. Kuribara, H. Wang, N. Uchiyama, K. Fukuda, T. Yokota, U. Zschieschang, C. Jaye, D. Fischer, H. Klauk, T. Yamamoto, K. Takimiya, M. Ikeda, H. Kuwabara, T. Sekitani, Y.-L. Loo, T. Someya, *Nat. Commun.* **2012**, 3, 723.
- 3) K. Suganuma, in *Introduction to Printed Electronics*, Springer, New York, **2014**, 124, 148.
- 4) Review: Y. Chen, X. Wan, G. Long, *Acc. Chem. Res.* **2013**, 46, 2645.
- 5) Review: Y. Tao, C. Yang, J. Qin, *Chem. Soc. Rev.* **2011**, 40, 2943.
- 6) Review: Y. Shirota, H. Kageyama, *Chem. Rev.* **2007**, 107, 953.
- 7) Y.-H. Chen, L.-Y. Lin, C.-W. Lu, F. Lin, Z.-Y. Huang, H.-W. Lin, P.-H. Wang, Y.-H. Liu, K.-T. Wong, J. Wen, D. J. Miller, S. B. Darling, *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, 134, 13616.
- 8) S. Kojima, T. Okamoto, K. Miwa, H. Sato, J. Takeya, Y. Matsuo, *Org. Electron.* **2013**, 14, 437.
- 9) Review: A. Chaskar, H.-F. Chen, K.-T. Wong, *Adv. Mater.* **2011**, 23, 3876.
- 10) Review: Y. Tao, C. Yang, J. Qin, *Chem. Soc. Rev.* **2011**, 40, 2943.
- 11) H. Tsuji, C. Mitsui, Y. Sato, E. Nakamura, *Adv. Mater.* **2009**, 21, 3776.
- 12) A. W. Grice, D. D. C. Bradley, M. T. Bernius, M. Inbasekaran, W. W. Wu, E. P. Woo, *Appl. Phys. Lett.* **1998**, 73, 629.

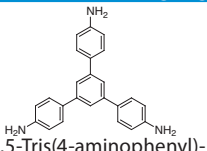
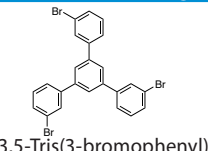
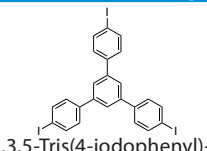
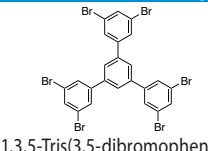
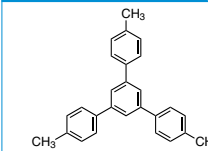
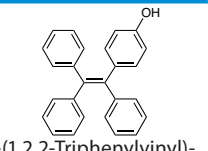
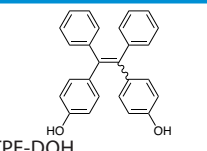
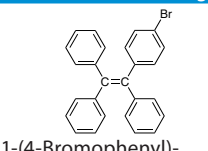
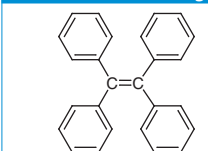
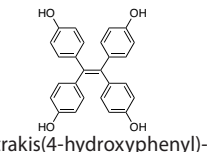
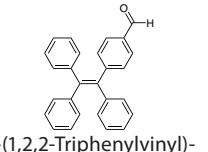
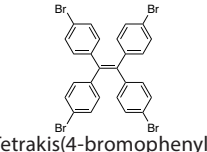
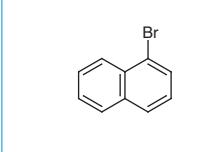
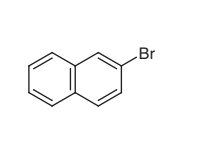
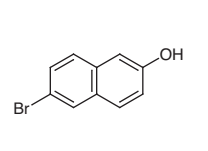
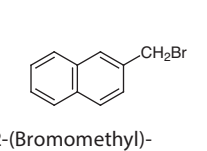
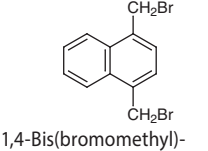
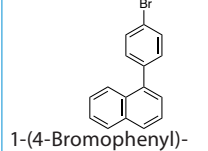
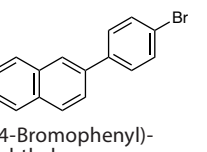
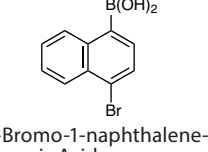
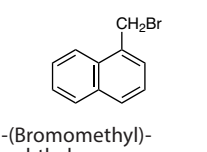
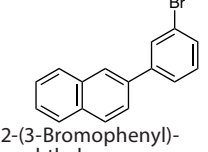
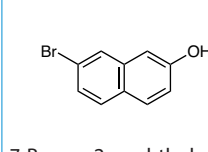
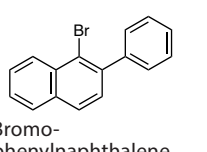
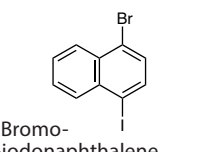
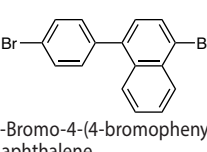
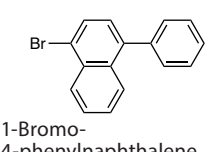
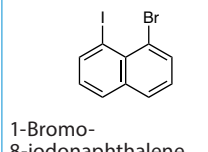
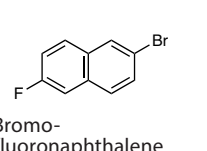
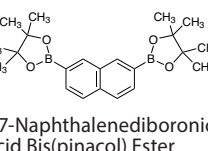
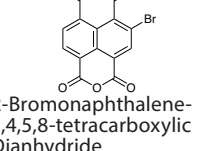
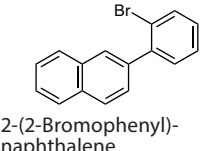
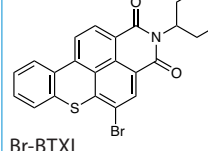
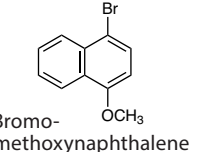
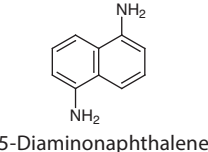
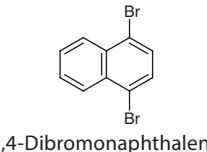
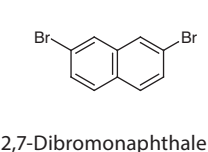
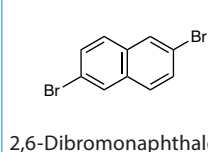
- 13) Review: A. B. Holmes, D. D. C. Bradley, A. R. Brown, P. L. Burn, J. H. Burroughes, R. H. Friend, N. C. Greenham, R. W. Gymer, D. A. Halliday, R. W. Jackson, A. Kraft, J. H. F. Martens, K. Pichler, I. D. W. Samuel, *Synth. Met.* **1993**, *57*, 4031.
- 14) D. Braun, G. Gustafsson, D. McBranch, A. J. Heeger, *J. Appl. Phys.* **1992**, *72*, 564.
- 15) Review: L. Groenendaal, F. Jonas, D. Freitag, H. Pielartzik, J. R. Reynolds, *Adv. Mater.* **2000**, *12*, 481.
- 16) A. Elschner, S. Kirchmeyer, W. Lovenich, U. Merker, K. Reuter, in *PEDOT: Principles and Applications of an Intrinsically Conductive Polymer*, CRC Press, **2010**.
- 17) Review: C. Winder, N. S. Sariciftci, *J. Mater. Chem.* **2004**, *14*, 1077.
- 18) Review: M. T. Dang, L. Hirsch, G. Wantz, *Adv. Mater.* **2011**, *23*, 3597.
- 19) Y. Liang, Z. Xu, J. Xia, S.-T. Tsai, Y. Wu, G. Li, C. Ray, L. Yu, *Adv. Mater.* **2010**, *22*, E135.
- 20) N. Blouin, A. Michaud, M. Leclerc, *Adv. Mater.* **2007**, *19*, 2295.
- 21) P. M. Beaujuge, W. Pisula, H. N. Tsao, S. Ellinger, K. Müllen, J. R. Reynolds, *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, *131*, 7514.
- 22) H. Ito, T. Iwata, S. Watanabe, S. Kuroda, *Appl. Phys. Express* **2013**, *6*, 051601.
- 23) S. Cho, J. H. Seo, G.-H. Kim, J. Y. Kim, H. Y. Woo, *J. Mater. Chem.* **2012**, *22*, 21238.
- 24) B. A. Jones, M. J. Ahrens, M.-H. Yoon, A. Facchetti, T. J. Marks, M. R. Wasielewski, *Angew. Chem., Int. Ed.* **2004**, *43*, 6363.
- 25) R. Schmidt, J. H. Oh, Y.-S. Sun, M. Deppisch, A.-M. Krause, K. Radacki, H. Braunschweig, M. Könemann, P. Erk, Z. Bao, F. Würthner, *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, *131*, 6215.
- 26) H. Usta, G. Lu, A. Facchetti, T. J. Marks, *J. Am. Chem. Soc.* **2006**, *128*, 9034.

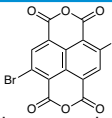
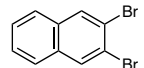
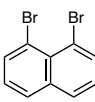
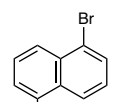
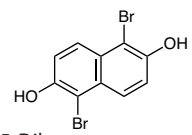
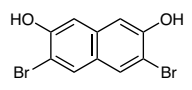
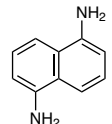
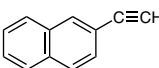
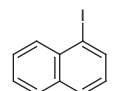
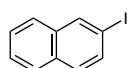
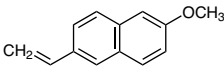
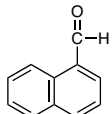
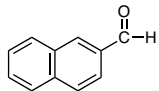
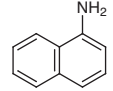
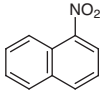
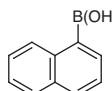
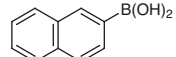
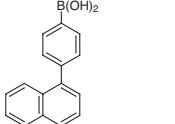
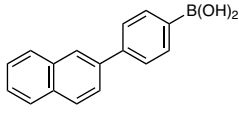
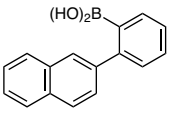
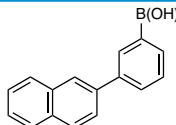
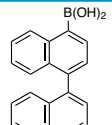
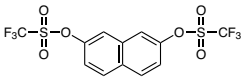
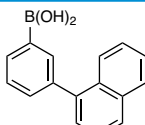
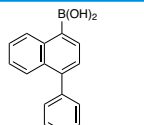
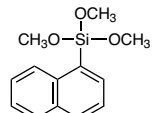
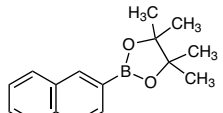
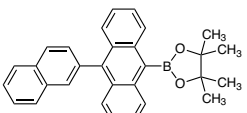
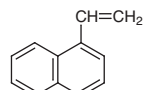
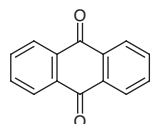
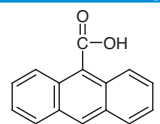
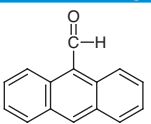
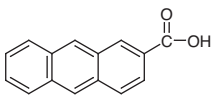
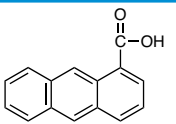
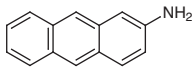
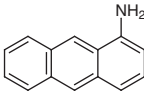
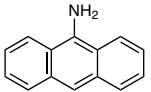
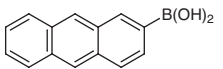
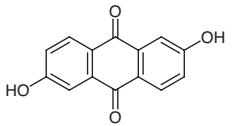
低分子系半導体
ビルディングブロック

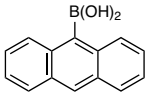
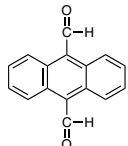
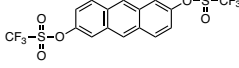
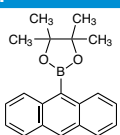
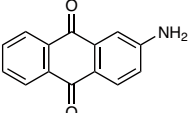
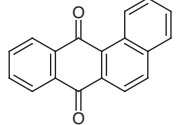
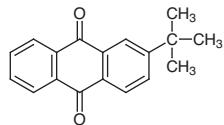
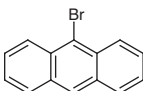
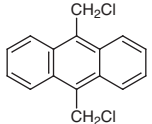
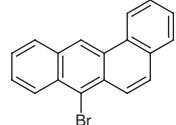
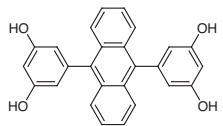
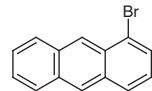
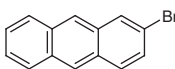
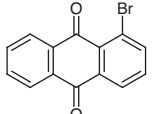
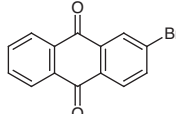
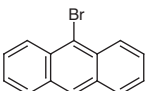
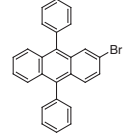
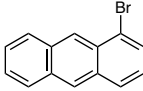
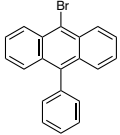
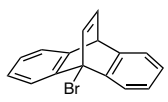
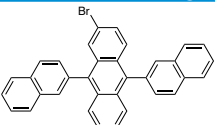
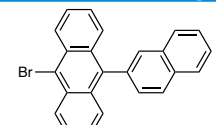
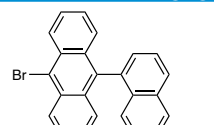
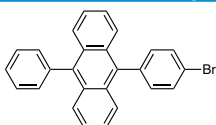
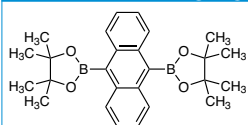
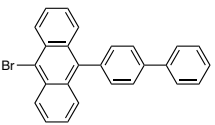
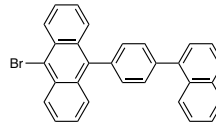
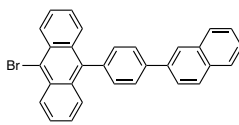
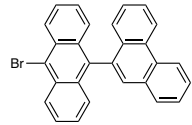
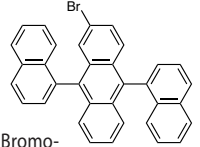
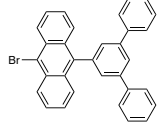
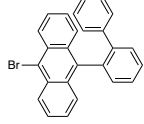
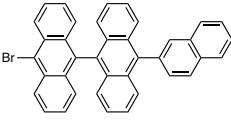
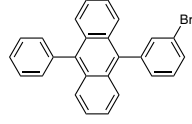
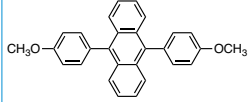
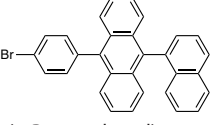
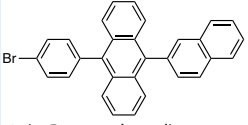
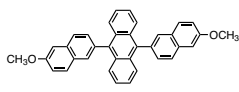
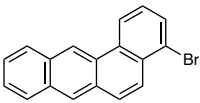
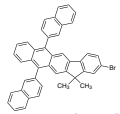
ビフェニル

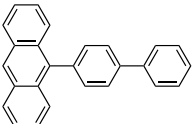
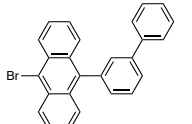
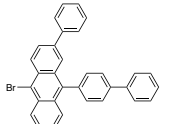
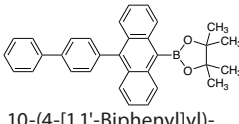
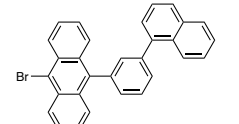
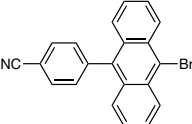
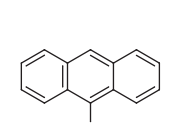
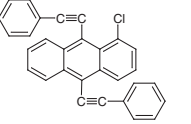
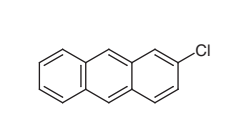
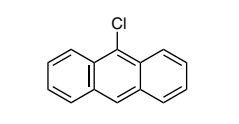
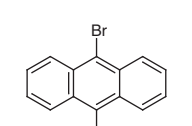
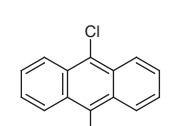
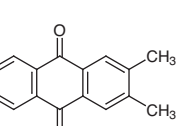
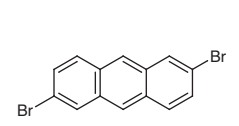
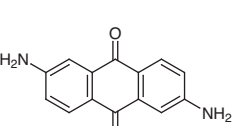
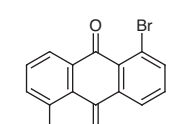
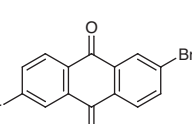
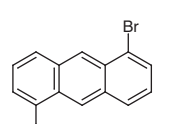
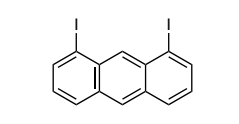
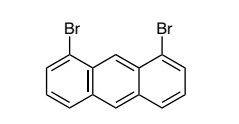
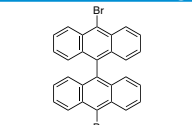
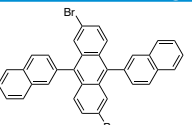
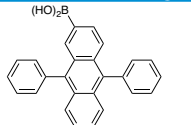
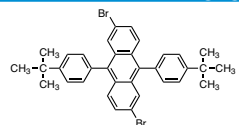
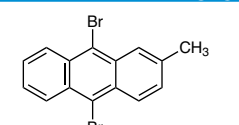
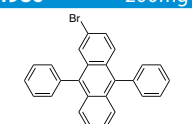
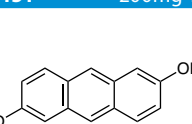
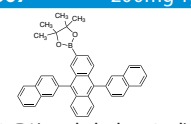
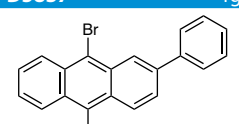
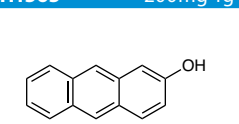
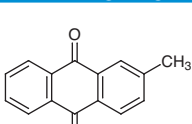
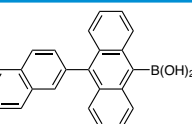
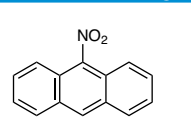
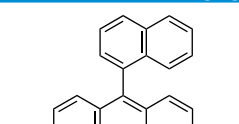
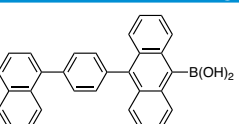
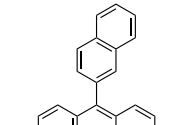
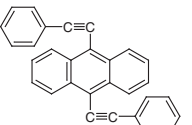
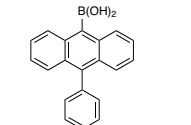
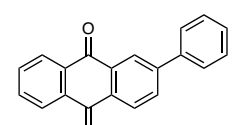
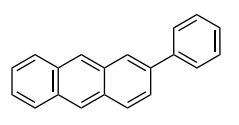
				B0559 5mL 25mL  2-Bromobiphenyl CAS RN: 2052-07-5	B1330 25g 250g  4-Bromobiphenyl CAS RN: 92-66-0
B2001 1g 5g 25g  3-Bromobiphenyl CAS RN: 2113-57-7	D1695 25g 250g  4,4'-Dibromobiphenyl CAS RN: 92-86-4	D2874 1g 5g  2,2'-Dibromobiphenyl CAS RN: 13029-09-9	D4831 200mg 1g  3,5-Dibromobiphenyl CAS RN: 16372-96-6	T2805 1g 5g  3,3',5,5'-Tetrabromobiphenyl CAS RN: 16400-50-3	
B1913 5g 25g  4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl CAS RN: 162258-89-1	B1946 5g  4-tert-Butyl-4'-iodobiphenyl CAS RN: 320339-03-5	B2490 1g 5g  4,4'-Biphenyldiboronic Acid CAS RN: 4151-80-8	B2860 1g  4'-Bromo-4-biphenylboronic Acid CAS RN: 480996-05-2	B3151 1g  4,4'-Biphenyldiboronic Acid Bis(neopentyl Glycol) Ester CAS RN: 5487-93-4	
B3648 5g 25g  4-Bromo-4'-iodobiphenyl CAS RN: 105946-82-5	B4166 1g 5g  4,4'-Biphenyldiboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 207611-87-8	B5321 200mg 1g  3-Bromo-4'-iodo-1,1'-biphenyl CAS RN: 187275-73-6	B5703 200mg 1g  2,2'-Biphenyldiboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 398128-09-1	B5704 200mg 1g  3,3'-Biphenyldiboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 850264-92-5	
B5759 5g 25g  3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl CAS RN: 844856-42-4	B5764 5g 25g  3-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl CAS RN: 164334-69-4	B5964 1g 5g  3-(3-Bromophenyl)-benzotrile CAS RN: 1040141-34-1	B5965 1g 5g  4-(3-Bromophenyl)-benzotrile CAS RN: 160521-46-0	B5966 1g 5g  4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl CAS RN: 23055-77-8	
B6023 1g 5g  3-Biphenylboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 912844-88-3	C3614 1g 5g  4'-Chloro-4-biphenylboronic Acid CAS RN: 364044-44-0	D1696 1g 5g  4,4'-Dibromo-octafluorobiphenyl CAS RN: 10386-84-2	D2315 25g 250g  4,4'-Diiodobiphenyl CAS RN: 3001-15-8	D2745 1g  2,2'-Diiodobiphenyl CAS RN: 2236-52-4	
D4560 200mg  4,4'-Dibromo-2,2'-diiodobiphenyl CAS RN: 852138-89-7	D4608 1g 5g  4,4'-Diiodo-2,2'-dimethylbiphenyl CAS RN: 69571-02-4	D5255 1g 5g  2,2'-Diaminobiphenyl CAS RN: 1454-80-4	D5280 1g  4,4'-Dihydroxy-2,2',3,3',5,5'-hexamethylbiphenyl CAS RN: 19956-76-4	D5281 200mg 1g  4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetraisopropylbiphenyl CAS RN: 2416-95-7	
D5430 1g 5g  5,5'-Diiodo-2,2'-dimethylbiphenyl CAS RN: 1392203-19-8	E1141 1g 5g  4-Ethynylbiphenyl CAS RN: 29079-00-3	I0537 1g 5g  4-Iodo-4'-nitrobiphenyl CAS RN: 29170-08-9	I0785 5g 25g  4-Iodobiphenyl CAS RN: 1591-31-7	I0967 5g 25g  2-Iodobiphenyl CAS RN: 2113-51-1	

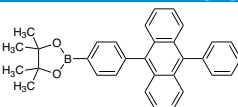
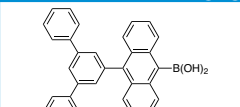
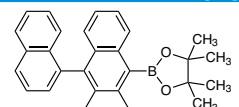
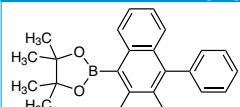
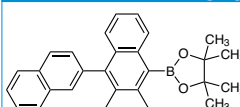
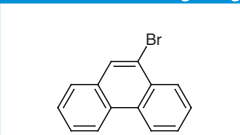
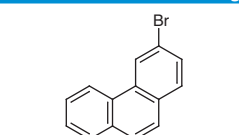
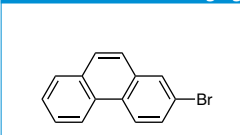
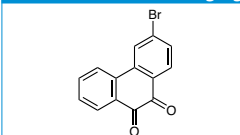
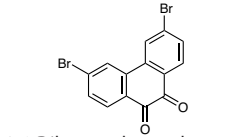
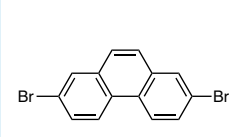
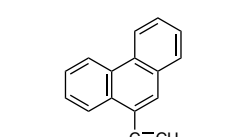
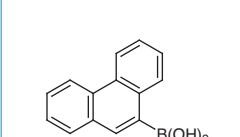
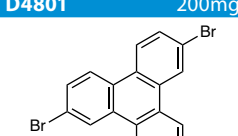
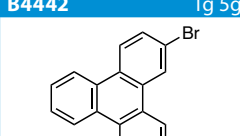
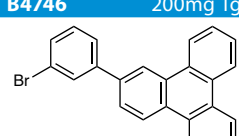
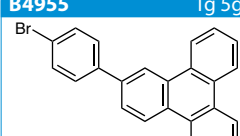
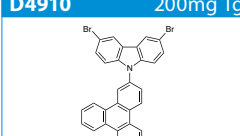
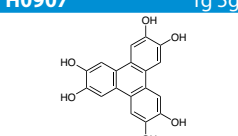
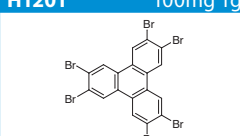
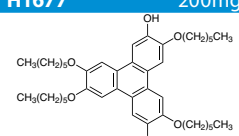
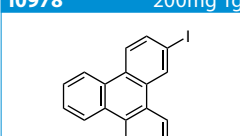
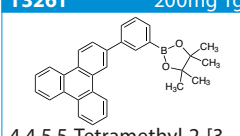
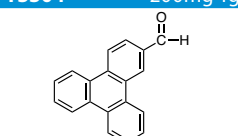
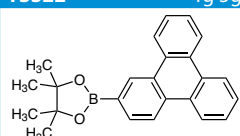
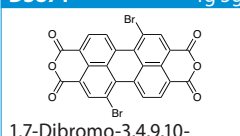

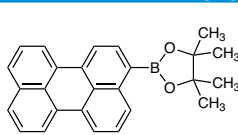
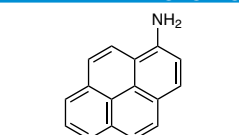
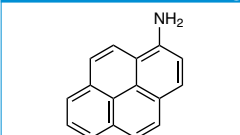
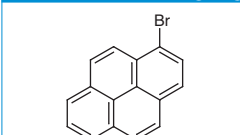
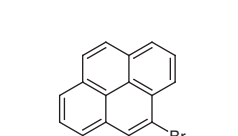
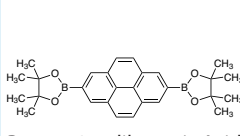
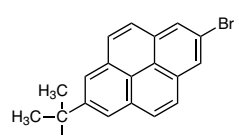
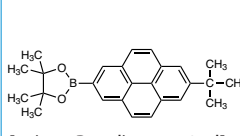
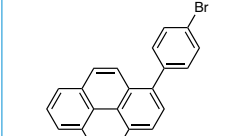
<p>I1055 1g 5g</p>  <p>3-Iodobiphenyl CAS RN: 20442-79-9</p>	<p>M3235 1g 5g</p>  <p>4'-Methyl-4-biphenylboronic Acid CAS RN: 393870-04-7</p>	<p>テルフェニル</p>		<p>A1340 1g 5g 25g</p>  <p>4-Amino-<i>p</i>-terphenyl CAS RN: 7293-45-0</p>	<p>B2155 1g 5g</p>  <p>4-Bromo-<i>p</i>-terphenyl CAS RN: 1762-84-1</p>
<p>B4308 5g 25g</p>  <p>5'-Bromo-<i>m</i>-terphenyl CAS RN: 103068-20-8</p>	<p>B5760 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-<i>p</i>-terphenyl CAS RN: 3282-24-4</p>	<p>B6127 1g 5g</p>  <p>3-Bromo-<i>p</i>-terphenyl CAS RN: 1762-87-4</p>	<p>D2563 5g 25g</p>  <p>2,6-Diphenylphenol CAS RN: 2432-11-3</p>	<p>D3372 1g 5g</p>  <p>4,4''-Dibromo-<i>p</i>-terphenyl CAS RN: 17788-94-2</p>	
<p>D3390 1g 5g</p>  <p>4,4''-Diamino-<i>p</i>-terphenyl CAS RN: 3365-85-3</p>	<p>D3394 1g 5g</p>  <p>4,4''-Dinitro-<i>p</i>-terphenyl CAS RN: 3282-11-9</p>	<p>D3534 1g 5g</p>  <p>4,4''-Diiodo-<i>p</i>-terphenyl CAS RN: 19053-14-6</p>	<p>D4997 200mg</p>  <p>3,3''-Dibromo-<i>o</i>-terphenyl CAS RN: 95918-90-4</p>	<p>D4998 200mg 1g</p>  <p>4,4''-Dibromo-<i>o</i>-terphenyl CAS RN: 24253-43-8</p>	
<p>D4999 200mg 1g</p>  <p>3,3''-Dibromo-<i>m</i>-terphenyl CAS RN: 95962-62-2</p>	<p>D5023 200mg 1g</p>  <p>4,4''-Dibromo-<i>m</i>-terphenyl CAS RN: 83909-22-2</p>	<p>F1070 200mg</p>  <p>5'-Fluoro-<i>N</i>-phenyl-[1,1':3,1''-terphenyl]-4'-amine CAS RN: 1228153-91-0</p>	<p>I0969 200mg 1g</p>  <p>5'-Iodo-<i>m</i>-terphenyl CAS RN: 87666-86-2</p>	<p>I1086 1g</p>  <p>2'-Iodo-<i>m</i>-terphenyl CAS RN: 82777-09-1</p>	
<p>N0610 1g 5g</p>  <p>4-Nitro-<i>p</i>-terphenyl CAS RN: 10355-53-0</p>	<p>P2693 200mg 1g</p>  <p>1,2,4-Triphenylbenzene CAS RN: 1165-53-3</p>	<p>T1871 1g</p>  <p>(<i>m</i>-Terphenyl-5'-yl)-trimethylsilane CAS RN: 128388-53-4</p>	<p>T2412 1g</p>  <p>2-<i>p</i>-Terphenylboronic Acid CAS RN: 663954-31-2</p>	<p>T2792 1g</p>  <p>5'-<i>m</i>-Terphenylboronic Acid CAS RN: 128388-54-5</p>	
<p>T3828 250mg 1g</p>  <p>(1,1':3,1''-Terphenyl)-3-ylboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1115023-84-1</p>	<p>T3873 200mg 1g</p>  <p>(1,1':3,1''-Terphenyl)-4-ylboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1385826-84-5</p>	<p>T3874 1g 5g</p>  <p>(1,1':4,1''-Terphenyl)-3-ylboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1401577-23-8</p>	<p>T3875 1g</p>  <p>(1,1':4,1''-Terphenyl)-4-ylboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1080632-76-3</p>	<p>トリフェニルベンゼン</p>	
<p>B4888 1g 5g</p>  <p>3-Bromo-5'-phenyl-<i>m</i>-terphenyl CAS RN: 1233200-57-1</p>	<p>B4889 1g 5g</p>  <p>4-Bromo-5'-phenyl-<i>m</i>-terphenyl CAS RN: 116941-52-7</p>	<p>B5674 200mg 1g</p>  <p>2'-Bromo-5'-phenyl-<i>m</i>-terphenyl CAS RN: 10368-73-7</p>	<p>B6000 200mg 1g</p>  <p>2-Bromo-5'-phenyl-1,1':3,1''-terphenyl CAS RN: 1890136-54-5</p>	<p>C3008 200mg 1g</p>  <p>4-Chloro-5'-phenyl-1,1':3,1''-terphenyl CAS RN: 116941-51-6</p>	
<p>D5670 200mg 1g</p>  <p>3,5-Dibromo-5'-phenyl-1,1':3,1''-terphenyl CAS RN: 942132-66-3</p>	<p>F1252 200mg 1g</p>  <p>1,3,5-Tris(4-formylphenyl)-benzene CAS RN: 118688-53-2</p>	<p>P2589 1g 5g</p>  <p>5'-Phenyl-<i>m</i>-terphenyl-4-amine CAS RN: 343239-58-7</p>	<p>T2644 1g 5g</p>  <p>1,3,5-Tris(4-bromophenyl)-benzene CAS RN: 7511-49-1</p>	<p>T2647 1g 5g</p>  <p>1,3,5-Tris(4-carboxyphenyl)-benzene CAS RN: 50446-44-1</p>	

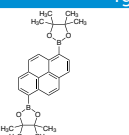
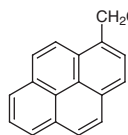
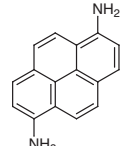
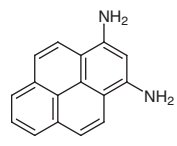
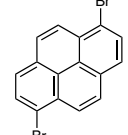
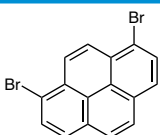
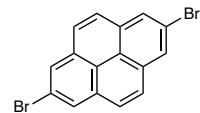
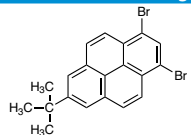
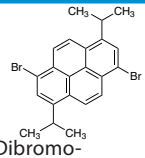
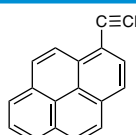
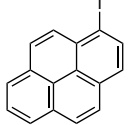
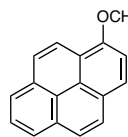
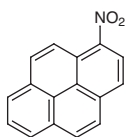
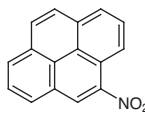
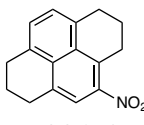
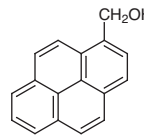
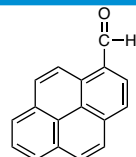
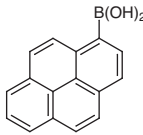
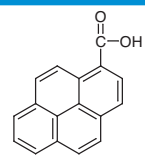
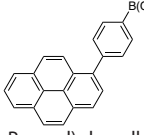
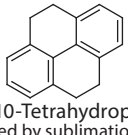
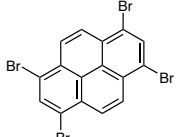
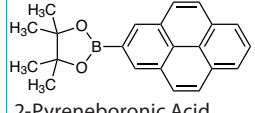
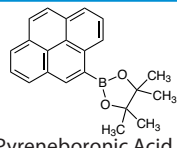
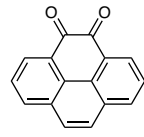
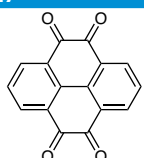
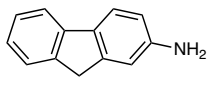
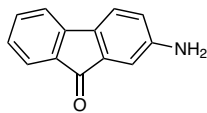
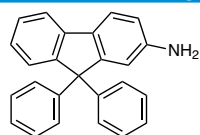
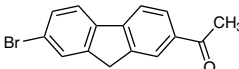
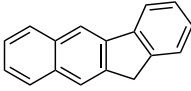
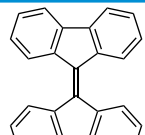
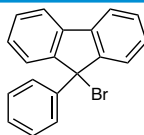
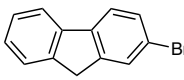
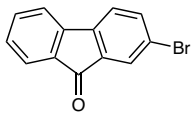
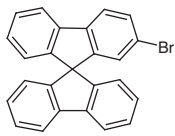
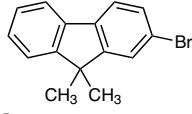
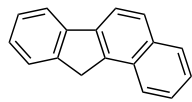
T2728 5g 25g  1,3,5-Tris(4-aminophenyl)-benzene CAS RN: 118727-34-7	T3073 1g 5g  1,3,5-Tris(3-bromophenyl)-benzene CAS RN: 96761-85-2	T3084 1g 5g  1,3,5-Tris(4-iodophenyl)-benzene CAS RN: 151417-38-8	T3213 200mg 1g  1,3,5-Tris(3,5-dibromophenyl)-benzene CAS RN: 29102-67-8	T3370 1g 5g  1,3,5-Tri(<i>p</i> -tolyl)benzene CAS RN: 50446-43-0
テトラフェニルエチレン	T3895 1g  4-(1,2,2-Triphenylvinyl)-phenol CAS RN: 76115-06-5	D5781 200mg  TPE-DOH (<i>cis</i> - and <i>trans</i> - mixture) CAS RN: 68578-79-0	B3634 1g 5g  1-(4-Bromophenyl)-1,2,2-triphenylethylene CAS RN: 34699-28-0	T0167 1g 10g  Tetraphenylethylene CAS RN: 632-51-9
T3142 1g 5g  Tetrakis(4-hydroxyphenyl)-ethylene CAS RN: 119301-59-6	T4136 1g  4-(1,2,2-Triphenylvinyl)-benzaldehyde CAS RN: 1289218-74-1	T3423 1g 5g  Tetrakis(4-bromophenyl)-ethylene CAS RN: 61326-44-1	ナフタレン	B0618 25g 100g 500g  1-Bromonaphthalene CAS RN: 90-11-9
B0619 5g 25g  2-Bromonaphthalene CAS RN: 580-13-2	B0621 25g 100g  6-Bromo-2-naphthol CAS RN: 15231-91-1	B1524 5g 25g  2-(Bromomethyl)-naphthalene CAS RN: 939-26-4	B1919 1g 5g  1,4-Bis(bromomethyl)-naphthalene (contains isomer) CAS RN: 58791-49-4	B3978 1g 5g  1-(4-Bromophenyl)-naphthalene CAS RN: 204530-94-9
B4159 1g  2-(4-Bromophenyl)-naphthalene CAS RN: 22082-99-1	B4463 1g  4-Bromo-1-naphthaleneboronic Acid CAS RN: 145965-14-6	B4563 5g 25g  1-(Bromomethyl)-naphthalene CAS RN: 3163-27-7	B4568 1g 5g  2-(3-Bromophenyl)-naphthalene CAS RN: 667940-23-0	B4580 1g 5g  7-Bromo-2-naphthol CAS RN: 116230-30-9
B4636 200mg 1g  1-Bromo-2-phenylnaphthalene CAS RN: 22082-93-5	B4864 1g 5g  1-Bromo-4-iodonaphthalene CAS RN: 63279-58-3	B5056 1g 5g  1-Bromo-4-(4-bromophenyl)-naphthalene CAS RN: 952604-26-1	B5105 1g 5g  1-Bromo-4-phenylnaphthalene CAS RN: 59951-65-4	B5220 200mg 1g  1-Bromo-8-iodonaphthalene CAS RN: 4044-58-0
B5229 1g  2-Bromo-6-fluoronaphthalene CAS RN: 324-41-4	B5288 1g  2,7-Naphthalenediboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 853377-10-3	B5756 1g 5g  2-Bromonaphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic Dianhydride CAS RN: 846-20-8	B6100 1g 5g  2-(2-Bromophenyl)-naphthalene CAS RN: 22082-97-9	B6102 200mg  Br-BTXI CAS RN: 2253748-36-4
B6147 5g 25g  1-Bromo-4-methoxynaphthalene CAS RN: 5467-58-3	D0101 25g 100g 500g  1,5-Diaminonaphthalene CAS RN: 2243-62-1	D2359 5g 25g  1,4-Dibromonaphthalene CAS RN: 83-53-4	D3624 5g 25g  2,7-Dibromonaphthalene CAS RN: 58556-75-5	D4154 1g  2,6-Dibromonaphthalene CAS RN: 13720-06-4

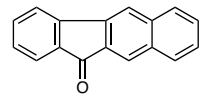
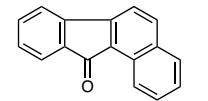
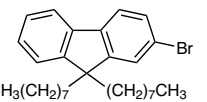
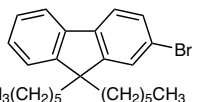
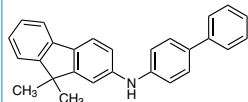
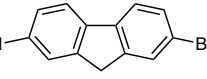
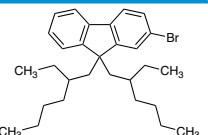
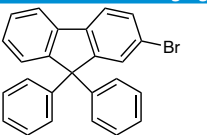
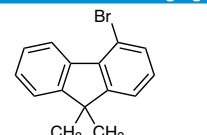
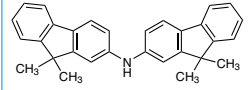
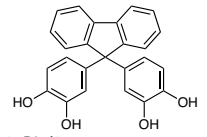
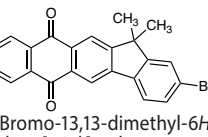
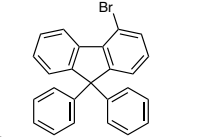
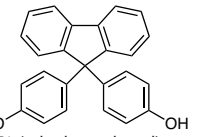
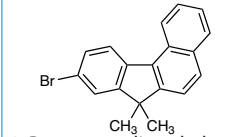
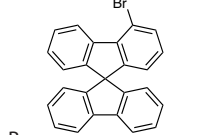
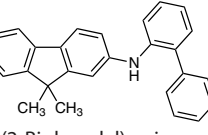
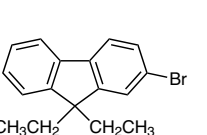
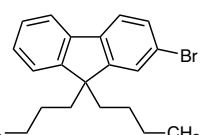
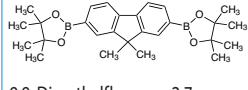
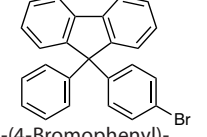
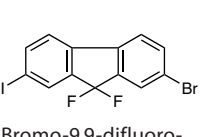
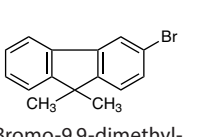
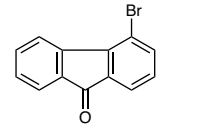
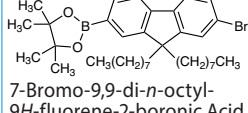
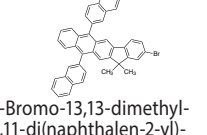
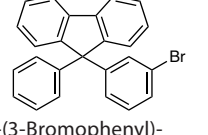
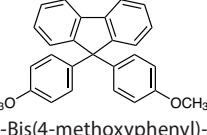
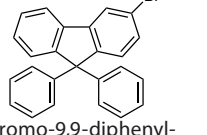
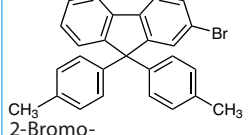
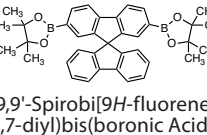
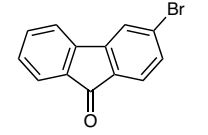
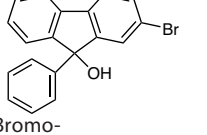
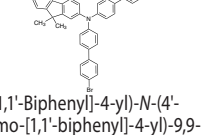
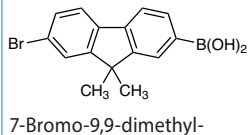
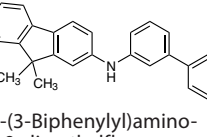
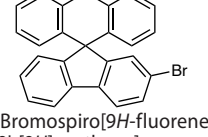
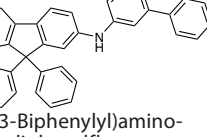
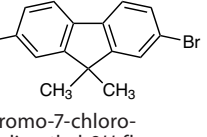
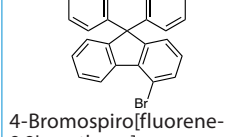
<p>D4339 1g 5g</p>  <p>2,6-Dibromonaphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic Dianhydride CAS RN: 83204-68-6</p>	<p>D4597 200mg 1g</p>  <p>2,3-Dibromonaphthalene CAS RN: 13214-70-5</p>	<p>D4656 1g 5g</p>  <p>1,8-Dibromonaphthalene CAS RN: 17135-74-9</p>	<p>D4660 1g 5g</p>  <p>1,5-Dibromonaphthalene CAS RN: 7351-74-8</p>	<p>D4668 5g 25g</p>  <p>1,5-Dibromo-2,6-naphthalenediol CAS RN: 132178-78-0</p>
<p>D4669 1g 5g</p>  <p>3,6-Dibromo-2,7-naphthalenediol CAS RN: 96965-79-6</p>	<p>D5689 1g 5g</p>  <p>1,5-DAN (purified by sublimation) CAS RN: 2243-62-1</p>	<p>E0933 100mg</p>  <p>2-Ethynynaphthalene CAS RN: 2949-26-0</p>	<p>I0266 25g</p>  <p>1-Iodonaphthalene CAS RN: 90-14-2</p>	<p>I1151 250mg 1g</p>  <p>2-Iodonaphthalene CAS RN: 612-55-5</p>
<p>M3588 1g</p>  <p>2-Methoxy-6-vinylnaphthalene CAS RN: 63444-51-9</p>	<p>N0002 25mL 100mL 500mL</p>  <p>1-Naphthaldehyde CAS RN: 66-77-3</p>	<p>N0003 5g 25g</p>  <p>2-Naphthaldehyde CAS RN: 66-99-9</p>	<p>N0052 25g 100g</p>  <p>1-Naphthylamine CAS RN: 134-32-7</p>	<p>N0212 25g 500g</p>  <p>1-Nitronaphthalene CAS RN: 86-57-7</p>
<p>N0630 1g 5g 25g</p>  <p>1-Naphthaleneboronic Acid CAS RN: 13922-41-3</p>	<p>N0649 1g 5g 25g</p>  <p>2-Naphthaleneboronic Acid CAS RN: 32316-92-0</p>	<p>N0798 1g 5g</p>  <p>4-(1-Naphthyl)-phenylboronic Acid CAS RN: 870774-25-7</p>	<p>N0946 200mg 1g</p>  <p>4-(2-Naphthyl)-phenylboronic Acid CAS RN: 918655-03-5</p>	<p>N1008 1g</p>  <p>2-(2-Naphthyl)-phenylboronic Acid CAS RN: 1061350-97-7</p>
<p>N1009 1g 5g</p>  <p>3-(2-Naphthyl)-phenylboronic Acid CAS RN: 870774-29-1</p>	<p>N1010 1g</p>  <p>[1,1'-Binaphthalen]-4-ylboronic Acid CAS RN: 363607-69-6</p>	<p>N1071 1g 5g</p>  <p>2,7-Naphthaleneditriflate CAS RN: 151391-00-3</p>	<p>N1131 1g 5g</p>  <p>3-(1-Naphthyl)-phenylboronic Acid CAS RN: 881913-20-8</p>	<p>P2290 1g</p>  <p>4-Phenylnaphthalene-1-boronic Acid CAS RN: 372521-91-0</p>
<p>T3292 1g 5g</p>  <p>1-(Trimethoxysilyl)-naphthalene CAS RN: 18052-76-1</p>	<p>T3298 1g 5g</p>  <p>Naphthalene-2-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 256652-04-7</p>	<p>T3674 1g 5g</p>  <p>10-(2-Naphthyl)anthracene-9-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 922518-84-1</p>	<p>V0040 5g</p>  <p>1-Vinylnaphthalene (stabilized with TBC) CAS RN: 826-74-4</p>	<p>アントラセン, アントラキノ</p>
<p>A0502 25g 500g</p>  <p>Anthraquinone CAS RN: 84-65-1</p>	<p>A0690 5g 25g</p>  <p>9-Anthric Acid CAS RN: 723-62-6</p>	<p>A0779 25g 100g</p>  <p>9-Anthraldehyde CAS RN: 642-31-9</p>	<p>A1150 1g 5g</p>  <p>2-Anthroic Acid CAS RN: 613-08-1</p>	<p>A1220 1g</p>  <p>1-Anthracenecarboxylic Acid CAS RN: 607-42-1</p>
<p>A1687 1g</p>  <p>2-Anthramine CAS RN: 613-13-8</p>	<p>A1709 1g</p>  <p>1-Anthramine CAS RN: 610-49-1</p>	<p>A1748 100mg 1g 5g</p>  <p>9-Anthramine CAS RN: 779-03-3</p>	<p>A1843 250mg 1g 5g</p>  <p>2-Anthraceneboronic Acid CAS RN: 141981-64-8</p>	<p>A1894 1g 5g 25g</p>  <p>Anthraflavic Acid CAS RN: 84-60-6</p>

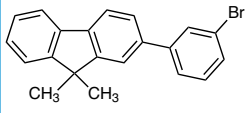
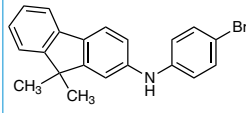
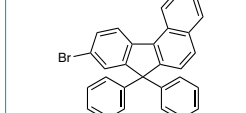

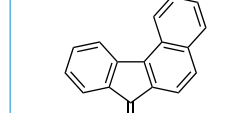
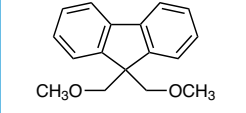
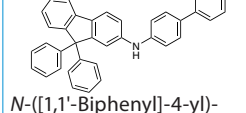
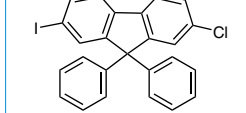
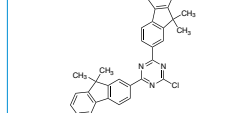
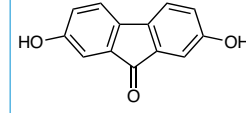
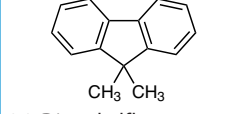
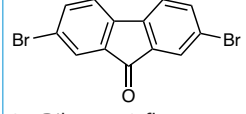
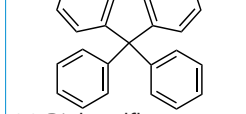
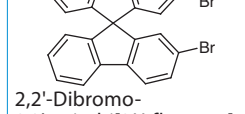
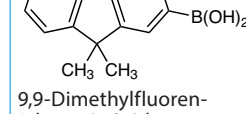
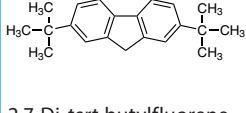
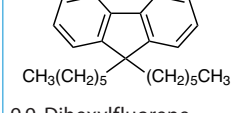
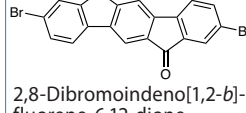
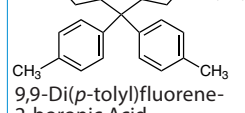
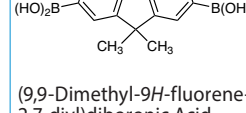
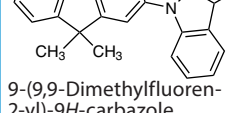
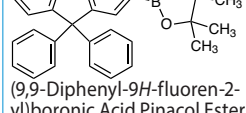
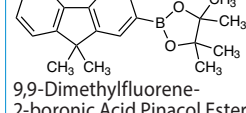
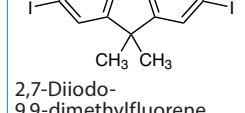
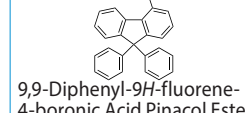
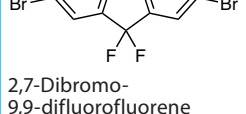
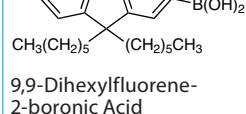
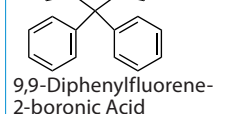
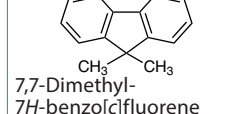
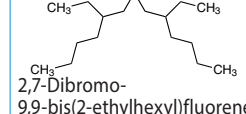
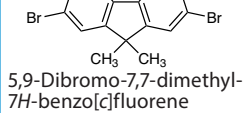
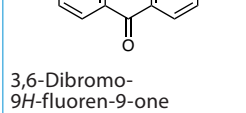
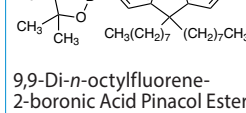
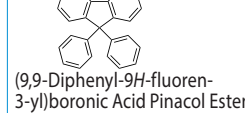
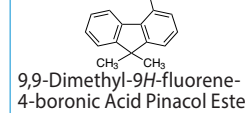
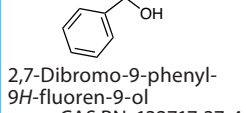
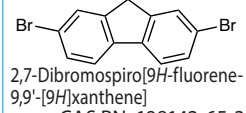
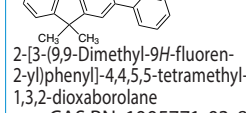
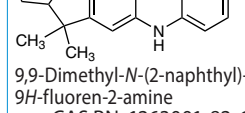
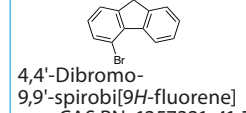
A2328 1g 5g  9-Anthraceneboronic Acid CAS RN: 100622-34-2	A2664 1g 5g  9,10-Diformylanthracene CAS RN: 7044-91-9	A3127 200mg 1g  2,6-Bis(trifluoromethylsulfonyl)anthracene CAS RN: 594838-61-6	A3184 1g 5g  2-(9-Anthryl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane CAS RN: 709022-63-9	A3556 5g  2-Aminoanthracene-9,10-dione CAS RN: 117-79-3
B0018 5g  1,2-Benzanthraquinone CAS RN: 2498-66-0	B0816 25g 500g  2- <i>tert</i> -Butyl-anthraquinone CAS RN: 84-47-9	B0872 5g 25g  9-Bromoanthracene CAS RN: 1564-64-3	B1327 5g 25g  9,10-Bis(chloromethyl)-anthracene CAS RN: 10387-13-0	B1603 1g 5g  7-Bromobenz[a]anthracene CAS RN: 32795-84-9
B2109 100mg 1g  9,10-Bis(3,5-dihydroxyphenyl)anthracene CAS RN: 153715-08-3	B2615 100mg 500mg  1-Bromoanthracene CAS RN: 7397-92-4	B2616 1g 5g  2-Bromoanthracene CAS RN: 7321-27-9	B2688 1g 5g  1-Bromoanthraquinone CAS RN: 632-83-7	B2689 1g 5g 25g  2-Bromoanthraquinone CAS RN: 572-83-8
B2871 5g 25g 100g  9-Bromoanthracene CAS RN: 1564-64-3	B3442 1g  2-Bromo-9,10-diphenylanthracene CAS RN: 201731-79-5	B3475 1g  1-Bromoanthracene (purified by sublimation) CAS RN: 7397-92-4	B3977 1g 5g  9-Bromo-10-phenylanthracene CAS RN: 23674-20-6	B4239 1g 5g  9-Bromodibenzobarrelene CAS RN: 126690-96-8
B4321 1g 5g  2-Bromo-9,10-di(2-naphthyl)anthracene CAS RN: 474688-76-1	B4426 1g 5g  9-Bromo-10-(2-naphthyl)anthracene CAS RN: 474688-73-8	B4451 1g 5g  9-Bromo-10-(1-naphthyl)anthracene CAS RN: 400607-04-7	B4475 200mg 1g  9-(4-Bromophenyl)-10-phenylanthracene CAS RN: 625854-02-6	B4562 5g 25g  9,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anthracene CAS RN: 863992-56-7
B4569 1g 5g  9-(4-Biphenyl)-10-bromoanthracene CAS RN: 400607-05-8	B4570 200mg 1g  9-Bromo-10-[4-(1-naphthyl)phenyl]anthracene CAS RN: 1092390-01-6	B4571 200mg 1g  9-Bromo-10-[4-(2-naphthyl)phenyl]anthracene CAS RN: 866611-29-2	B4572 200mg 1g  9-Bromo-10-(9-phenanthryl)anthracene CAS RN: 845457-53-6	B4573 1g  2-Bromo-9,10-di(1-naphthyl)anthracene CAS RN: 929031-39-0
B4755 200mg 1g  9-Bromo-10-(1,1':3,1''-terphenyl-5'-yl)anthracene CAS RN: 474688-74-9	B4895 1g 5g  9-(2-Biphenyl)-10-bromoanthracene CAS RN: 400607-16-1	B4896 200mg 1g  10-Bromo-10'-(2-naphthyl)-9,9'-bianthracene CAS RN: 1172087-81-8	B4897 1g 5g  9-(3-Bromophenyl)-10-phenylanthracene CAS RN: 1023674-80-7	B5022 200mg 1g  9,10-Bis(4-methoxyphenyl)anthracene CAS RN: 24672-76-2
B5029 200mg 1g  9-(4-Bromophenyl)-10-(1-naphthyl)anthracene CAS RN: 1160506-32-0	B5030 200mg 1g  9-(4-Bromophenyl)-10-(2-naphthyl)anthracene CAS RN: 936854-62-5	B5046 200mg 1g  9,10-Bis(6-methoxy-2-naphthyl)anthracene CAS RN: 235099-48-6	B5450 200mg 1g  4-Bromotetraphene CAS RN: 61921-39-9	B5581 1g  2-Bromo-13,13-dimethyl-6,11-di(naphthalen-2-yl)-13 <i>H</i> -indeno[1,2- <i>b</i>]anthracene CAS RN: 1196107-75-1

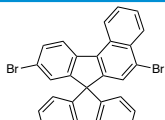
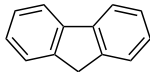
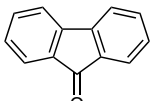
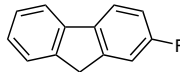
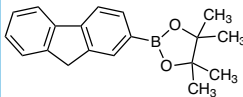
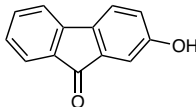
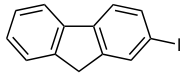
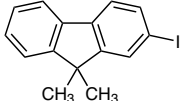
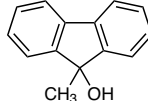
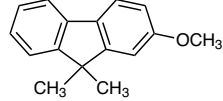
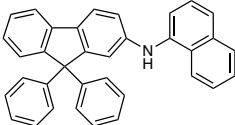
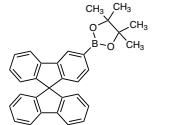
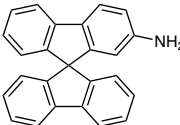
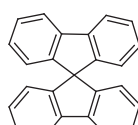
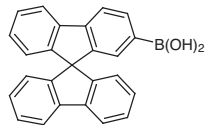
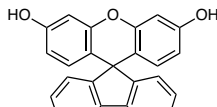
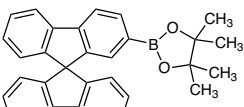
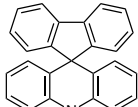
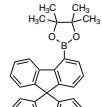
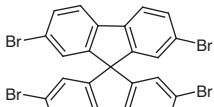
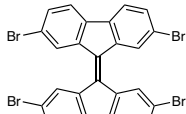
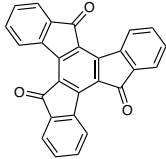
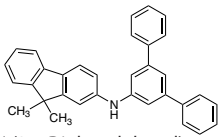
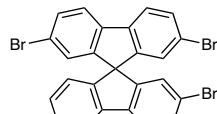
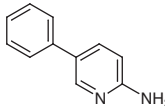
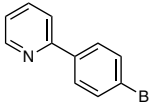
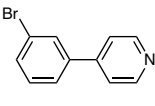
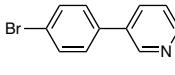
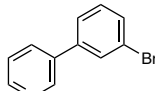
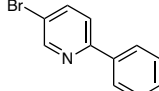
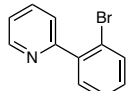
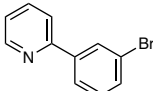
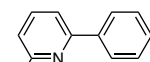
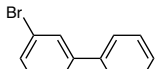
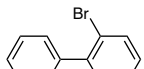
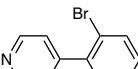
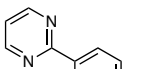
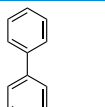
<p>B5717 1g 5g</p>  <p>9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-anthracene CAS RN: 323195-31-9</p>	<p>B5718 1g 5g</p>  <p>9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-10-bromoanthracene CAS RN: 844679-02-3</p>	<p>B5751 1g</p>  <p>9-(4-Biphenyl)-10-bromo-2-phenylanthracene CAS RN: 1195975-03-1</p>	<p>B5770 1g</p>  <p>10-(4-[1,1'-Biphenyl]yl)-anthracene-9-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1416243-42-9</p>	<p>B5771 1g</p>  <p>9-Bromo-10-[3-(1-naphthyl)-phenyl]anthracene CAS RN: 1304129-94-9</p>
<p>B6114 1g</p>  <p>4-(10-Bromoanthracen-9-yl)benzotrile CAS RN: 937372-45-7</p>	<p>C1046 1g 5g 25g</p>  <p>9-Chloromethylanthracene CAS RN: 24463-19-2</p>	<p>C1289 1g 10g</p>  <p>1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene CAS RN: 41105-35-5</p>	<p>C1962 1g</p>  <p>2-Chloroanthracene CAS RN: 17135-78-3</p>	<p>C3765 5g 25g</p>  <p>9-Chloroanthracene CAS RN: 716-53-0</p>
<p>D0166 25g 100g 500g</p>  <p>9,10-Dibromoanthracene CAS RN: 523-27-3</p>	<p>D0327 1g 10g</p>  <p>9,10-Dichloroanthracene CAS RN: 605-48-1</p>	<p>D2980 1g 5g</p>  <p>2,3-Dimethylanthraquinone CAS RN: 6531-35-7</p>	<p>D3171 1g 5g</p>  <p>2,6-Dibromoanthracene CAS RN: 186517-01-1</p>	<p>D3180 25g 250g</p>  <p>2,6-Diaminoanthraquinone CAS RN: 131-14-6</p>
<p>D3181 1g</p>  <p>1,5-Dibromoanthraquinone CAS RN: 602-77-7</p>	<p>D3182 1g 5g</p>  <p>2,6-Dibromoanthraquinone CAS RN: 633-70-5</p>	<p>D3183 1g</p>  <p>1,5-Dibromoanthracene CAS RN: 3278-82-8</p>	<p>D4151 1g 5g</p>  <p>1,8-Diiodoanthracene CAS RN: 189105-78-0</p>	<p>D4230 1g 5g</p>  <p>1,8-Dibromoanthracene CAS RN: 131276-24-9</p>
<p>D4254 1g 5g</p>  <p>10,10'-Dibromo-9,9'-bianthracene CAS RN: 121848-75-7</p>	<p>D4646 200mg 1g</p>  <p>2,6-Dibromo-9,10-di(2-naphthyl)anthracene CAS RN: 561064-15-1</p>	<p>D4647 200mg 1g</p>  <p>9,10-Diphenylanthracene-2-boronic Acid CAS RN: 597553-98-5</p>	<p>D4862 200mg 1g</p>  <p>2,6-Dibromo-9,10-bis(4-tert-butylphenyl)anthracene CAS RN: 1187763-68-3</p>	<p>D4977 200mg 1g</p>  <p>9,10-Dibromo-2-methylanthracene CAS RN: 177839-45-1</p>
<p>D4986 200mg 1g</p>  <p>2,6-Dibromo-9,10-diphenylanthracene CAS RN: 528609-98-5</p>	<p>D5151 200mg 1g</p>  <p>2,6-Anthracenediol CAS RN: 101488-73-7</p>	<p>D5307 200mg 1g</p>  <p>[9,10-Di(naphthalen-2-yl)-anthracen-2-yl]boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 624744-67-8</p>	<p>D5837 1g</p>  <p>9,10-Dibromo-2-phenylanthracene CAS RN: 929103-26-4</p>	<p>H1565 200mg 1g</p>  <p>2-Hydroxyanthracene CAS RN: 613-14-9</p>
<p>M0156 25g 100g 500g</p>  <p>2-Methylanthraquinone CAS RN: 84-54-8</p>	<p>N0929 1g</p>  <p>10-(2-Naphthyl)anthracene-9-boronic Acid CAS RN: 597554-03-5</p>	<p>N0987 1g 5g</p>  <p>9-Nitroanthracene CAS RN: 602-60-8</p>	<p>N0994 1g 5g</p>  <p>9-(1-Naphthyl)anthracene CAS RN: 7424-70-6</p>	<p>N1058 1g</p>  <p>[10-[4-(1-Naphthyl)phenyl]-9-anthryl]boronic Acid CAS RN: 853945-50-3</p>
<p>N1130 1g 5g</p>  <p>9-(2-Naphthyl)anthracene CAS RN: 7424-72-8</p>	<p>P1137 1g 5g</p>  <p>9,10-Bis(phenylethynyl)-anthracene CAS RN: 10075-85-1</p>	<p>P1984 1g</p>  <p>10-Phenyl-9-anthracene-boronic Acid CAS RN: 334658-75-2</p>	<p>P2588 1g 5g</p>  <p>2-Phenylanthraquinone CAS RN: 6485-97-8</p>	<p>P2783 1g</p>  <p>2-Phenylanthracene CAS RN: 1981-38-0</p>

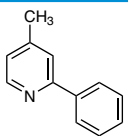
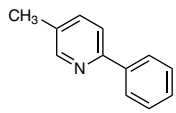
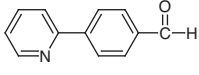
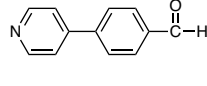
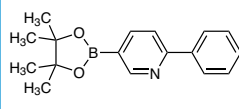
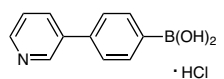
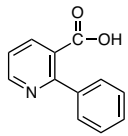
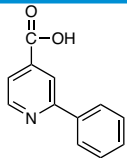
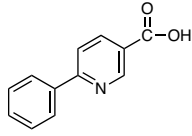
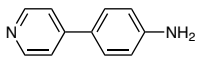
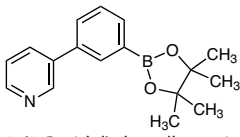
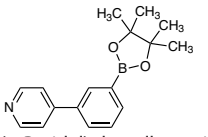
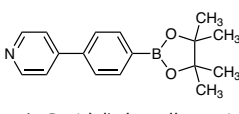
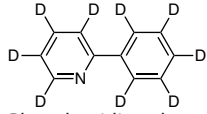
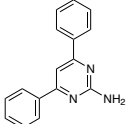
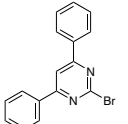
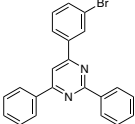
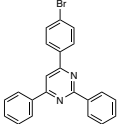
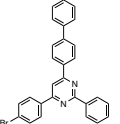
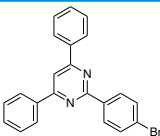
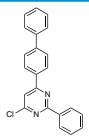
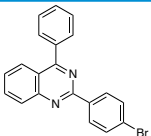
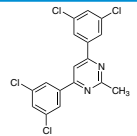
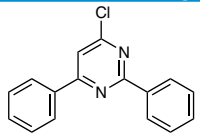
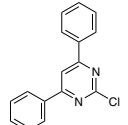
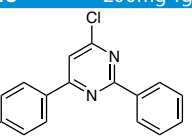
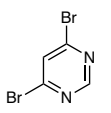
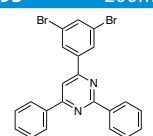
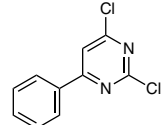
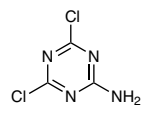
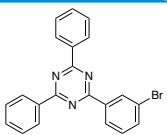
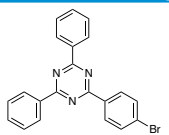
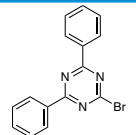
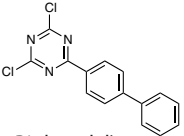
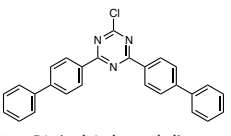
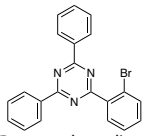
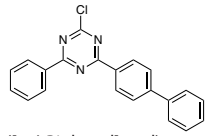
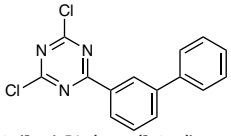
T3276 200mg 1g  4-(10-Phenylanthracen-9-yl)phenylboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1143576-84-4	T3280 200mg 1g  10-(1,1':3,1''-Terphenyl-5'-yl)anthracene-9-boronic Acid CAS RN: 1415334-59-6	T3306 1g 5g  10-(1-Naphthyl)anthracene-9-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1149804-35-2	T3665 1g 5g  10-Phenylanthracene-9-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 460347-59-5	T3674 1g 5g  10-(2-Naphthyl)anthracene-9-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 922518-84-1
フェナントレン	B0838 25g 250g  9-Bromophenanthrene CAS RN: 573-17-1	B2387 100mg  3-Bromophenanthrene CAS RN: 715-50-4	B4671 200mg 1g  2-Bromophenanthrene CAS RN: 62162-97-4	B6037 1g 5g  3-Bromophenanthrene-9,10-dione CAS RN: 13292-05-2
D4692 1g  3,6-Dibromophenanthrene-9,10-dione CAS RN: 53348-05-3	D5050 200mg 1g  2,7-Dibromophenanthrene CAS RN: 62325-30-8	E1301 1g 5g  9-Ethynylphenanthrene CAS RN: 32870-98-7	P1093 1g 5g  9-Phenanthreneboronic Acid CAS RN: 68572-87-2	トリフェニレン
D4801 200mg  2,7-Dibromotriphenylene CAS RN: 888041-37-0	B4442 1g 5g  2-Bromotriphenylene CAS RN: 19111-87-6	B4746 200mg 1g  2-(3-Bromophenyl)-triphenylene CAS RN: 1313514-53-2	B4955 1g 5g  2-(4-Bromophenyl)-triphenylene CAS RN: 1158227-56-5	D4910 200mg 1g  3,6-Dibromo-9-(triphenylene-2-yl)carbazole CAS RN: 1351870-16-0
H0907 1g 5g  2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene CAS RN: 4877-80-9	H1201 100mg 1g  2,3,6,7,10,11-Hexabromotriphenylene CAS RN: 82632-80-2	H1677 200mg  3,6,7,10,11-Pentakis(hexyloxy)triphenylene-2-ol CAS RN: 156244-98-3	I0978 200mg 1g  2-Iodotriphenylene CAS RN: 1228778-59-3	T3261 200mg 1g  4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(triphenylene-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane CAS RN: 1115639-92-3
T3304 200mg 1g  2-Triphenylene-carboxaldehyde CAS RN: 96404-79-4	T3322 1g 5g  Triphenylene-2-ylboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 890042-13-4	ペリレン	D3871 1g 5g  1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylene-tetracarboxylic Dianhydride CAS RN: 118129-60-5	P2110 1g 5g  3-Formylperylene CAS RN: 35438-63-2
T3089 200mg 1g  (3-Perylene)boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 950761-81-6	ピレン	A0632 1g 5g 25g  1-Aminopyrene CAS RN: 1606-67-3	A3241 1g  1-Aminopyrene (purified by sublimation) CAS RN: 1606-67-3	B1495 5g 25g  1-Bromopyrene CAS RN: 1714-29-0
B2807 1g 5g  4-Bromopyrene CAS RN: 1732-26-9	B3956 1g 5g  Pyrene-2,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 688756-58-3	B3957 1g 5g  2-Bromo-7-tert-butylpyrene CAS RN: 78751-80-1	B5489 1g 5g  [7-(tert-Butyl)pyrene-2-yl]-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1270030-08-4	B5755 1g 5g  1-(4-Bromophenyl)pyrene CAS RN: 345924-29-0

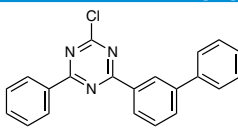
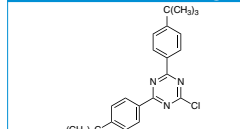
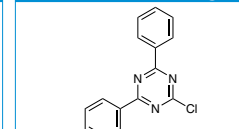
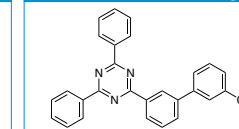
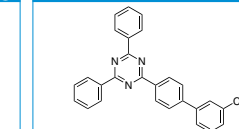
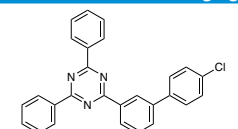
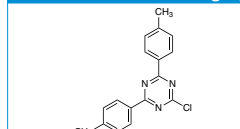
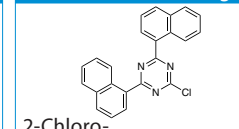
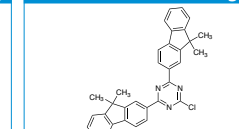
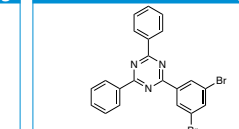
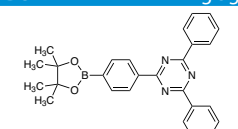
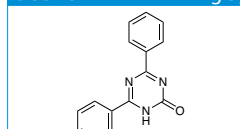
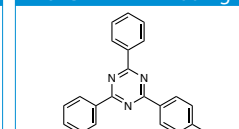
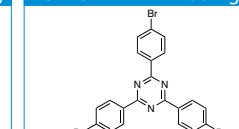
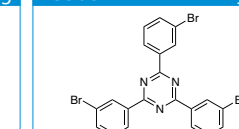
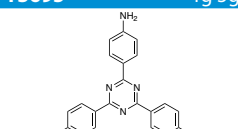
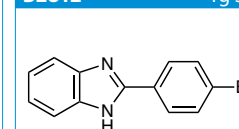
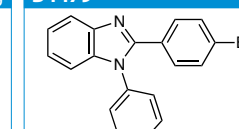
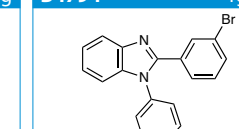
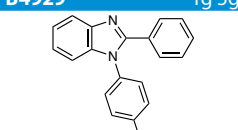
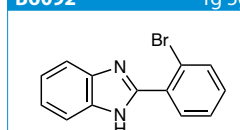
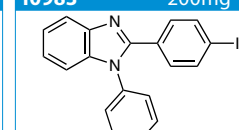
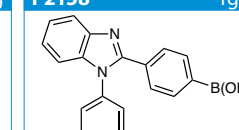
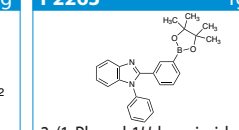
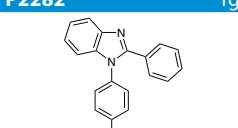
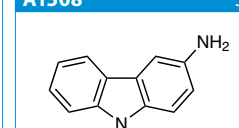
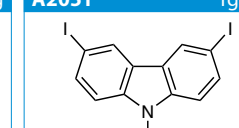
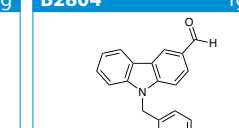
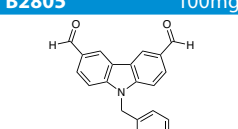
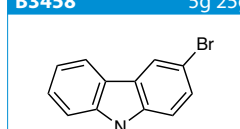
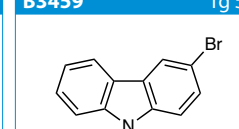
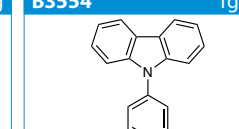
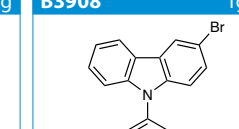
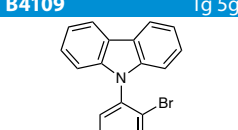
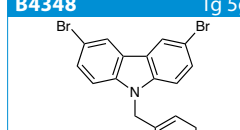
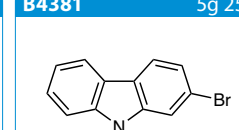
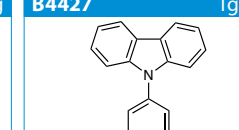
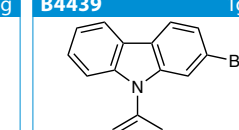
<p>B6006 1g 5g</p>  <p>Pyrene-1,6-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 950779-13-2</p>	<p>C1637 1g</p>  <p>1-Chloromethylpyrene CAS RN: 1086-00-6</p>	<p>D2160 100mg 500mg</p>  <p>1,6-Diaminopyrene CAS RN: 14923-84-3</p>	<p>D2167 100mg</p>  <p>1,3-Diaminopyrene CAS RN: 92821-64-2</p>	<p>D3167 1g 5g</p>  <p>1,6-Dibromopyrene CAS RN: 27973-29-1</p>
<p>D3168 200mg</p>  <p>1,8-Dibromopyrene CAS RN: 38303-35-4</p>	<p>D3169 1g</p>  <p>2,7-Dibromopyrene CAS RN: 102587-98-4</p>	<p>D4187 1g 5g</p>  <p>1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene CAS RN: 1005771-04-9</p>	<p>D5236 200mg 1g</p>  <p>1,6-Dibromo-3,8-diisopropylpyrene CAS RN: 869340-02-3</p>	<p>E0939 200mg 1g</p>  <p>1-Ethynylpyrene CAS RN: 34993-56-1</p>
<p>I0977 200mg 1g</p>  <p>1-Iodopyrene CAS RN: 34244-15-0</p>	<p>M2919 1g 5g</p>  <p>1-Methoxypyrene CAS RN: 34246-96-3</p>	<p>N0419 5g 25g</p>  <p>1-Nitropyrene CAS RN: 5522-43-0</p>	<p>N0838 1g</p>  <p>4-Nitropyrene CAS RN: 57835-92-4</p>	<p>N1061 1g</p>  <p>4-Nitro-1,2,3,6,7,8-hexahydropyrene CAS RN: 88535-47-1</p>
<p>P1221 1g 5g</p>  <p>1-Pyrenemethanol CAS RN: 24463-15-8</p>	<p>P1448 1g 5g</p>  <p>1-Formylpyrene CAS RN: 3029-19-4</p>	<p>P1625 1g 5g 25g</p>  <p>1-Pyreneboronic Acid CAS RN: 164461-18-1</p>	<p>P1687 1g 5g</p>  <p>1-Pyrenecarboxylic Acid CAS RN: 19694-02-1</p>	<p>P2305 1g 5g</p>  <p>4-(1-Pyrenyl)phenylboronic Acid CAS RN: 872050-52-7</p>
<p>T2655 100mg</p>  <p>4,5,9,10-Tetrahydropyrene (purified by sublimation) CAS RN: 781-17-9</p>	<p>T2716 5g</p>  <p>1,3,6,8-Tetrabromopyrene CAS RN: 128-63-2</p>	<p>T3150 1g 5g</p>  <p>2-Pyreneboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 853377-11-4</p>	<p>T3857 250mg</p>  <p>4-Pyreneboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 888950-09-2</p>	<p>P3004 1g</p>  <p>Pyrene-4,5-dione CAS RN: 6217-22-7</p>
<p>P2947 1g</p>  <p>Pyrene-4,5,9,10-tetraone CAS RN: 14727-71-0</p>	<p>フルオレン, フルオレノン</p>		<p>A0621 5g 25g</p>  <p>2-Aminofluorene CAS RN: 153-78-6</p>	<p>A1040 1g 5g</p>  <p>2-Amino-9-fluorenone CAS RN: 3096-57-9</p>
<p>A2779 1g 5g</p>  <p>2-Amino-9,9-diphenylfluorene CAS RN: 1268519-74-9</p>	<p>A3061 1g</p>  <p>2-Acetyl-7-bromofluorene CAS RN: 34172-50-4</p>	<p>B0059 100mg 1g</p>  <p>2,3-Benzofluorene CAS RN: 243-17-4</p>	<p>B1318 1g</p>  <p>9,9'-Bifluorenylidene CAS RN: 746-47-4</p>	<p>B1702 5g 25g</p>  <p>9-Bromo-9-phenylfluorene CAS RN: 55135-66-5</p>
<p>B3069 5g 25g 100g</p>  <p>2-Bromofluorene CAS RN: 1133-80-8</p>	<p>B3109 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-9-fluorenone CAS RN: 3096-56-8</p>	<p>B3560 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] CAS RN: 171408-76-7</p>	<p>B3894 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-9,9-dimethylfluorene CAS RN: 28320-31-2</p>	<p>B3931 200mg 1g</p>  <p>1,2-Benzofluorene CAS RN: 238-84-6</p>

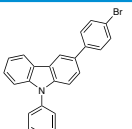
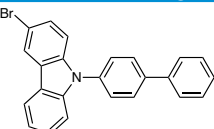
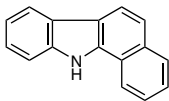
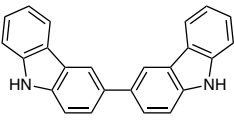
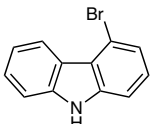
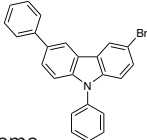
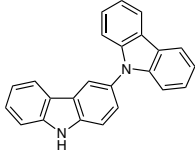
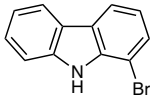
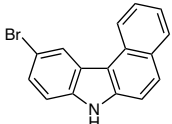
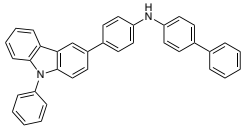
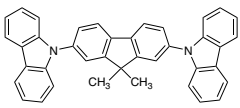
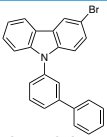
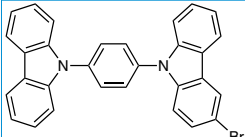
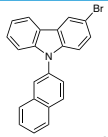
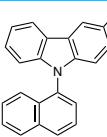
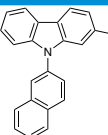
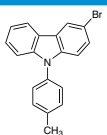
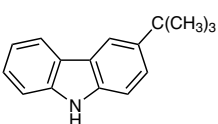
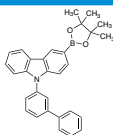
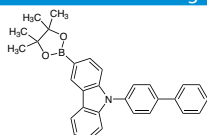
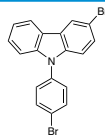
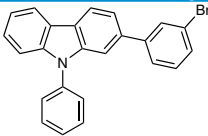
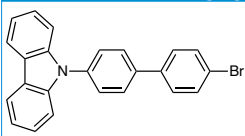
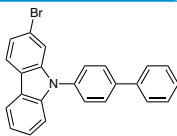
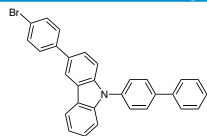
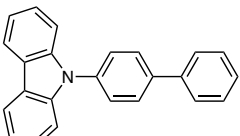
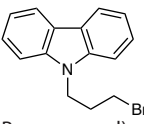
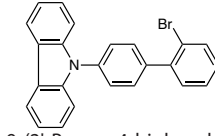
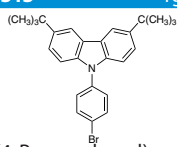
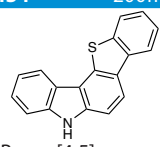
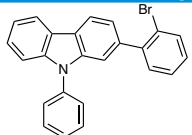
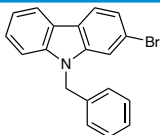
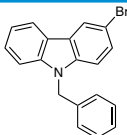
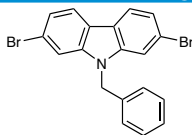
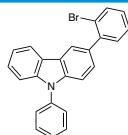
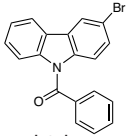
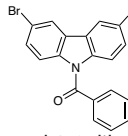
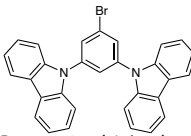
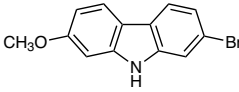
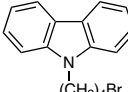
<p>B3932 5g</p>  <p>11H-Benzo[b]fluoren-11-one CAS RN: 3074-03-1</p>	<p>B3933 1g</p>  <p>11H-Benzo[a]fluoren-11-one CAS RN: 479-79-8</p>	<p>B4366 1g</p>  <p>2-Bromo-9,9-di-n-octylfluorene CAS RN: 302554-80-9</p>	<p>B4404 200mg 1g</p>  <p>2-Bromo-9,9-dihexylfluorene CAS RN: 226070-05-9</p>	<p>B4424 1g 5g</p>  <p>2-(4-Biphenyl)amino-9,9-dimethylfluorene CAS RN: 897671-69-1</p>
<p>B4431 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-7-iodofluorene CAS RN: 123348-27-6</p>	<p>B4441 1g</p>  <p>2-Bromo-9,9-bis(2-ethylhexyl)fluorene CAS RN: 355135-07-8</p>	<p>B4450 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-9,9-diphenylfluorene CAS RN: 474918-32-6</p>	<p>B4661 200mg 1g</p>  <p>4-Bromo-9,9-dimethylfluorene CAS RN: 942615-32-9</p>	<p>B4664 1g 5g</p>  <p>Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)amine CAS RN: 500717-23-7</p>
<p>B4665 1g 5g</p>  <p>9,9-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)fluorene CAS RN: 351521-78-3</p>	<p>B4668 1g</p>  <p>2-Bromo-13,13-dimethyl-6H-indeno[1,2-b]anthracene-6,11(13H)-dione CAS RN: 1196107-73-9</p>	<p>B4776 1g 5g</p>  <p>4-Bromo-9,9-diphenylfluorene CAS RN: 713125-22-5</p>	<p>B4834 1g 5g</p>  <p>9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene (purified by sublimation) CAS RN: 3236-71-3</p>	<p>B4952 200mg 1g</p>  <p>9-Bromo-7,7-dimethyl-7H-benzo[c]fluorene CAS RN: 1198396-46-1</p>
<p>B5031 1g 5g</p>  <p>4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] CAS RN: 1161009-88-6</p>	<p>B5122 1g 5g</p>  <p>2-(2-Biphenyl)amino-9,9-dimethylfluorene CAS RN: 1198395-24-2</p>	<p>B5126 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-9,9-diethylfluorene CAS RN: 287493-15-6</p>	<p>B5127 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-9,9-dibutylfluorene CAS RN: 88223-35-2</p>	<p>B5157 1g 5g</p>  <p>9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 325129-69-9</p>
<p>B5221 1g 5g</p>  <p>9-(4-Bromophenyl)-9-phenylfluorene CAS RN: 937082-81-0</p>	<p>B5327 200mg 1g</p>  <p>2-Bromo-9,9-difluoro-7-iodo-9H-fluorene CAS RN: 1499193-60-0</p>	<p>B5436 200mg 1g</p>  <p>3-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene CAS RN: 1190360-23-6</p>	<p>B5521 1g</p>  <p>4-Bromo-9H-fluoren-9-one CAS RN: 4269-17-4</p>	<p>B5580 200mg</p>  <p>7-Bromo-9,9-di-n-octyl-9H-fluorene-2-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 620624-96-6</p>
<p>B5581 1g</p>  <p>2-Bromo-13,13-dimethyl-6,11-di(naphthalen-2-yl)-13H-indeno[1,2-b]anthracene CAS RN: 1196107-75-1</p>	<p>B5616 1g 5g</p>  <p>9-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-fluorene CAS RN: 1257251-75-4</p>	<p>B5617 1g 5g</p>  <p>9,9-Bis(4-methoxyphenyl)-9H-fluorene CAS RN: 117766-40-2</p>	<p>B5618 1g</p>  <p>3-Bromo-9,9-diphenyl-9H-fluorene CAS RN: 1547491-70-2</p>	<p>B5619 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-9,9-di-p-tolyl-9H-fluorene CAS RN: 474918-33-7</p>
<p>B5656 1g</p>  <p>(9,9'-Spirobi[9H-fluorene]-2,7-diy)bis(boronic Acid Pinacol Ester) CAS RN: 728911-52-2</p>	<p>B5673 1g</p>  <p>3-Bromo-9H-fluoren-9-one CAS RN: 2041-19-2</p>	<p>B5678 1g</p>  <p>2-Bromo-9-phenyl-9-fluorenol CAS RN: 736928-22-6</p>	<p>B5719 1g</p>  <p>N-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-N-(4-bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine CAS RN: 1268621-99-3</p>	<p>B5773 1g 5g</p>  <p>7-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-boronic Acid CAS RN: 1213768-48-9</p>
<p>B5793 1g 5g</p>  <p>2-(3-Biphenyl)amino-9,9-dimethylfluorene CAS RN: 1372778-66-9</p>	<p>B5842 1g 5g</p>  <p>2-Bromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] CAS RN: 899422-06-1</p>	<p>B5856 1g 5g</p>  <p>2-(3-Biphenyl)amino-9,9-diphenylfluorene CAS RN: 1607480-14-7</p>	<p>B5988 5g</p>  <p>2-Bromo-7-chloro-9,9-dimethyl-9H-fluorene CAS RN: 605630-37-3</p>	<p>B6128 1g 5g</p>  <p>4-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene] CAS RN: 1609484-45-8</p>

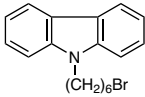
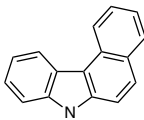
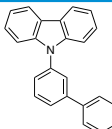
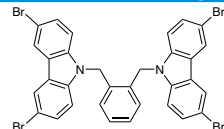
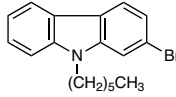
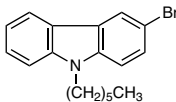
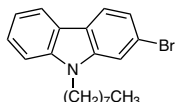
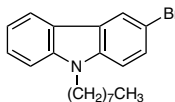
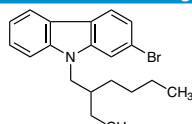
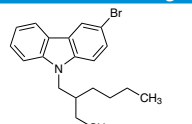
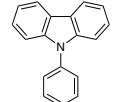
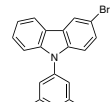
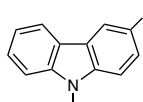
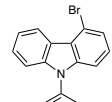
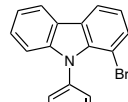
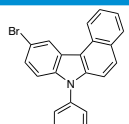
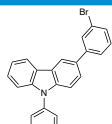
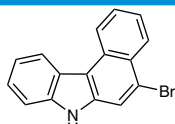
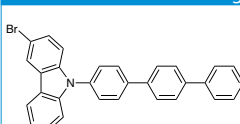
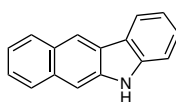
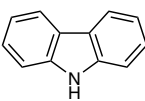
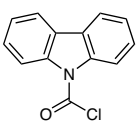
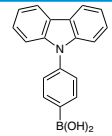
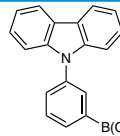
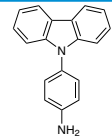
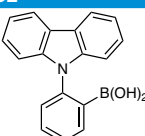
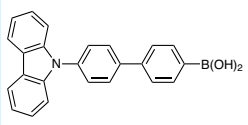
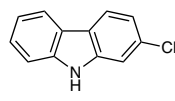
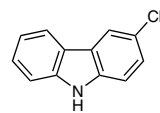
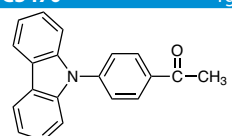
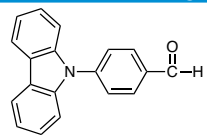
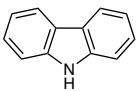
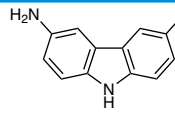
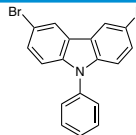
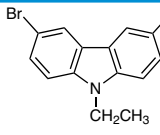
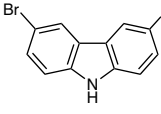
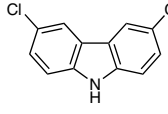
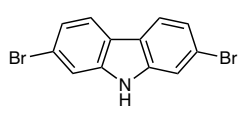
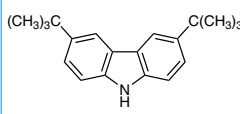
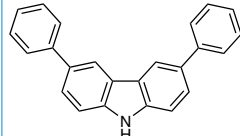
<p>B6132 1g 5g</p>  <p>2-(3-Bromophenyl)-9,9-dimethyl-9H-fluorene CAS RN: 881912-14-7</p>	<p>B6133 1g 5g</p>  <p>N-(4-Bromophenyl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine CAS RN: 1644059-09-5</p>	<p>B6134 1g</p>  <p>9-Bromo-7,7-diphenyl-7H-benzo[c]fluorene CAS RN: 1384207-26-4</p>	<p>B6138 1g 5g</p>  <p>1-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] CAS RN: 1450933-18-2</p>	<p>B6180 1g</p>  <p>7H-Benzo[c]fluoren-7-one CAS RN: 6051-98-5</p>
<p>B6223 1g 5g</p>  <p>9,9-Bis(methoxymethyl)-9H-fluorene CAS RN: 182121-12-6</p>	<p>B6464 200mg 1g</p>  <p>N-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine CAS RN: 1268520-04-2</p>	<p>C3515 1g 5g</p>  <p>2-Chloro-7-iodo-9,9-diphenyl-9H-fluorene CAS RN: 851119-15-8</p>	<p>C3543 1g 5g</p>  <p>2-Chloro-4,6-bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-1,3,5-triazine CAS RN: 1459162-69-6</p>	<p>D1685 5g 25g</p>  <p>2,7-Dihydroxy-9H-fluoren-9-one CAS RN: 42523-29-5</p>
<p>D3235 1g 5g</p>  <p>9,9-Dimethylfluorene CAS RN: 4569-45-3</p>	<p>D3557 5g 25g</p>  <p>2,7-Dibromo-9-fluorenone CAS RN: 14348-75-5</p>	<p>D3586 5g 25g</p>  <p>9,9-Diphenylfluorene CAS RN: 20302-14-1</p>	<p>D3872 1g</p>  <p>2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] CAS RN: 67665-47-8</p>	<p>D3974 1g 5g</p>  <p>9,9-Dimethylfluoren-2-boronic Acid CAS RN: 333432-28-3</p>
<p>D4084 5g 25g</p>  <p>2,7-Di-tert-butylfluorene CAS RN: 58775-05-6</p>	<p>D4327 1g 5g</p>  <p>9,9-Dihexylfluorene CAS RN: 123863-97-8</p>	<p>D4573 1g</p>  <p>2,8-Dibromoindeno[1,2-b]fluorene-6,12-dione CAS RN: 853234-57-8</p>	<p>D4642 200mg</p>  <p>9,9-Di(p-tolyl)fluorene-2-boronic Acid CAS RN: 1193104-83-4</p>	<p>D4701 1g</p>  <p>(9,9-Dimethyl-9H-fluorene-2,7-diyl)diboronic Acid CAS RN: 866100-14-3</p>
<p>D4981 1g 5g</p>  <p>9-(9,9-Dimethylfluorene-2-yl)-9H-carbazole CAS RN: 866100-16-5</p>	<p>D5009 200mg 1g</p>  <p>(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-yl)boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 462128-39-8</p>	<p>D5018 1g 5g</p>  <p>9,9-Dimethylfluorene-2-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 569343-09-5</p>	<p>D5032 1g 5g</p>  <p>2,7-Diiodo-9,9-dimethylfluorene CAS RN: 144981-86-2</p>	<p>D5033 200mg 1g</p>  <p>9,9-Diphenyl-9H-fluorene-4-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1259280-37-9</p>
<p>D5053 200mg</p>  <p>2,7-Dibromo-9,9-difluorofluorene CAS RN: 1229603-71-7</p>	<p>D5054 1g</p>  <p>9,9-Dihexylfluorene-2-boronic Acid CAS RN: 371193-08-7</p>	<p>D5084 200mg</p>  <p>9,9-Diphenylfluorene-2-boronic Acid CAS RN: 400607-31-0</p>	<p>D5125 1g 5g</p>  <p>7,7-Dimethyl-7H-benzo[c]fluorene CAS RN: 112486-09-6</p>	<p>D5215 5g</p>  <p>2,7-Dibromo-9,9-bis(2-ethylhexyl)fluorene CAS RN: 188200-93-3</p>
<p>D5269 1g</p>  <p>5,9-Dibromo-7,7-dimethyl-7H-benzo[c]fluorene CAS RN: 1056884-35-5</p>	<p>D5301 1g</p>  <p>3,6-Dibromo-9H-fluoren-9-one CAS RN: 216312-73-1</p>	<p>D5371 1g</p>  <p>9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 302554-81-0</p>	<p>D5382 1g</p>  <p>(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-3-yl)boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1644466-71-6</p>	<p>D5408 200mg 1g</p>  <p>9,9-Dimethyl-9H-fluorene-4-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1365692-79-0</p>
<p>D5448 5g 25g</p>  <p>2,7-Dibromo-9-phenyl-9H-fluoren-9-ol CAS RN: 132717-37-4</p>	<p>D5671 1g 5g</p>  <p>2,7-Dibromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] CAS RN: 198142-65-3</p>	<p>D5800 1g 5g</p>  <p>2-[3-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane CAS RN: 1005771-03-8</p>	<p>D5801 1g 5g</p>  <p>9,9-Dimethyl-N-(2-naphthyl)-9H-fluoren-2-amine CAS RN: 1263001-82-6</p>	<p>D5802 1g</p>  <p>4,4'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] CAS RN: 1257321-41-7</p>

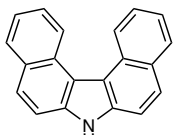
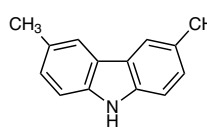
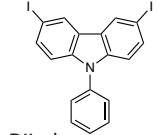
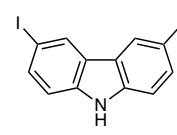
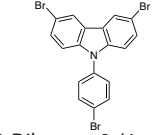
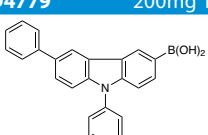
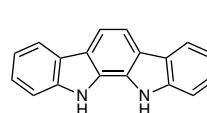
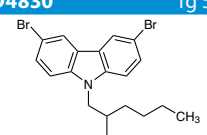
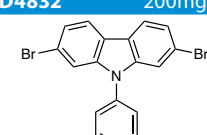
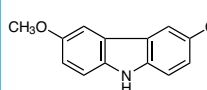
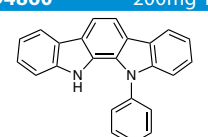
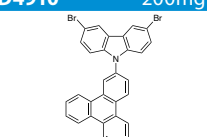
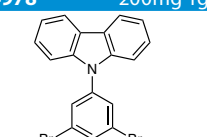
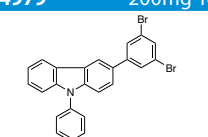
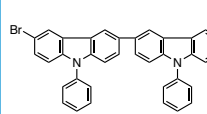
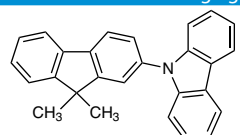
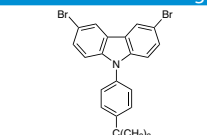
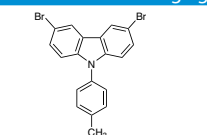
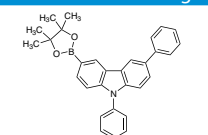
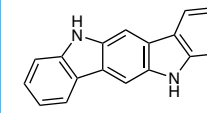
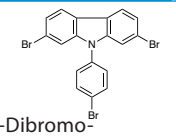
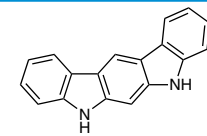
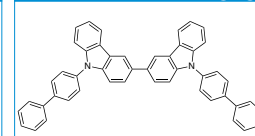
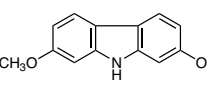
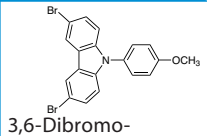
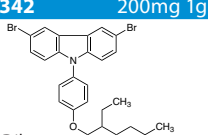
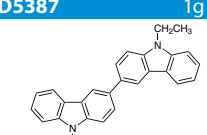
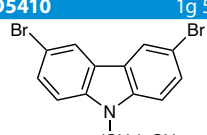
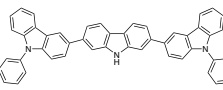
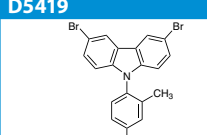
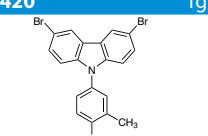
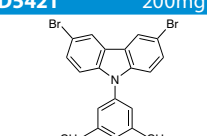
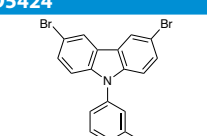
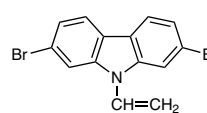
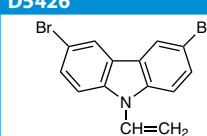
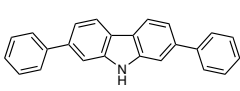
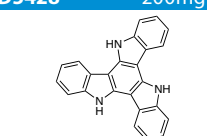
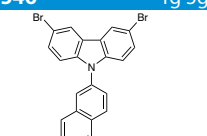
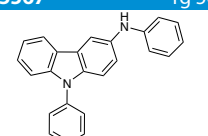
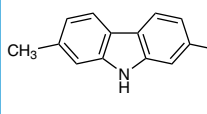
D5805 1g  5,9-Dibromo-7,7-diphenyl-7H-benzo[c]fluorene CAS RN: 854952-90-2	F0017 25g 500g  Fluorene CAS RN: 86-73-7	F0021 25g 100g 500g  9-Fluorenone CAS RN: 486-25-9	F0228 5g 25g  2-Fluorofluorene CAS RN: 343-43-1	F1245 5g 25g  9H-Fluorene-2-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 922706-40-9
H0329 1g  2-Hydroxy-9-fluorenone CAS RN: 6949-73-1	I0793 5g 25g  2-Iodofluorene CAS RN: 2523-42-4	I0875 5g 25g  2-Iodo-9,9-dimethylfluorene CAS RN: 144981-85-1	M3007 1g 5g  9-Methyl-9H-fluoren-9-ol CAS RN: 6311-22-4	M3301 1g 5g  2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene CAS RN: 1514864-84-6
N1106 1g  2-((Naphthalen-1-yl)amino)-9,9-diphenyl-9H-fluorene CAS RN: 1196694-11-7	P2562 200mg 1g  (9,9'-Spiro[fluoren]-3-yl)boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1346007-05-3	P2585 1g  9,9'-Spiro[9H-fluoren]-2-amine CAS RN: 118951-68-1	S0800 1g 5g  9,9'-Spiro[9H-fluorene] CAS RN: 159-66-0	S0831 1g 5g  9,9'-Spiro[9H-fluorene]-2-boronic Acid CAS RN: 236389-21-2
S0953 1g 5g  Spiro[fluorene]-9,9'-xanthene-3,6'-diol CAS RN: 4081-00-9	S0980 1g 5g  (9,9'-Spiro[fluoren]-7-yl)boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 884336-44-1	S0984 1g  10H-Spiro[acridine-9,9'-fluorene] CAS RN: 92638-81-8	S0994 200mg 1g  (9,9'-Spiro[fluoren]-4-yl)boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1161009-89-7	T2597 1g 5g  2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-spiro[9H-fluorene] CAS RN: 128055-74-3
T2759 1g  2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-bifluorenylidene CAS RN: 27192-91-2	T3249 200mg  Truxenone CAS RN: 4430-15-3	T3807 1g  N-(3,5-Diphenylphenyl)-9,9-dimethylfluoren-2-amine CAS RN: 1372778-68-1	T3916 1g  2,2',7-Tribromo-9,9'-spiro[fluorene] CAS RN: 171408-77-8	フェニル ピリジン
A1667 100mg 1g  2-Amino-5-phenylpyridine CAS RN: 33421-40-8	B4500 1g 5g  2-(4-Bromophenyl)pyridine CAS RN: 63996-36-1	B4616 1g 5g  4-(3-Bromophenyl)pyridine CAS RN: 4373-72-2	B4617 1g 5g  3-(4-Bromophenyl)pyridine CAS RN: 129013-83-8	
B4865 1g 5g  3-(3-Bromophenyl)pyridine CAS RN: 4422-32-6	B5018 1g 5g  5-Bromo-2-phenylpyridine CAS RN: 27012-25-5	B5044 200mg 1g  2-(2-Bromophenyl)pyridine CAS RN: 109306-86-7	B5113 1g 5g  2-(3-Bromophenyl)pyridine CAS RN: 4373-60-8	B5150 200mg 1g  2-Bromo-6-phenylpyridine CAS RN: 39774-26-0
B5151 200mg 1g  3-Bromo-5-phenylpyridine CAS RN: 142137-17-5	B5152 200mg  3-(2-Bromophenyl)pyridine CAS RN: 847264-30-6	B5153 200mg 1g  4-(2-Bromophenyl)pyridine CAS RN: 101681-34-9	B5806 200mg 1g  2-(4-Bromophenyl)pyrimidine CAS RN: 210354-17-9	D5227 1g  2,4-Diphenylpyridine CAS RN: 26274-35-1

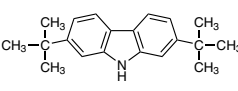
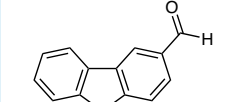
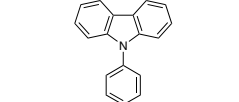
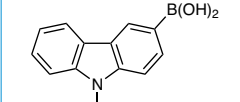
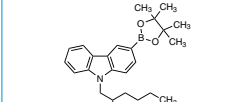
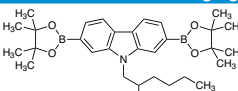
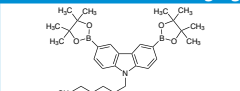
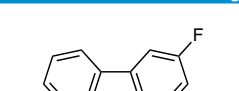
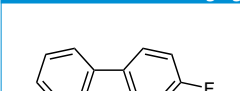
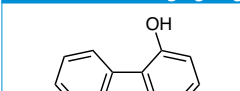
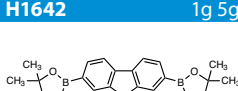
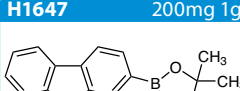
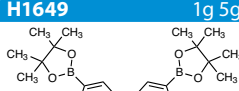
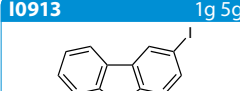
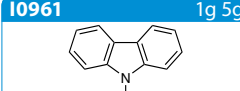
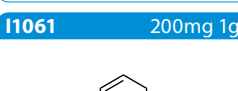



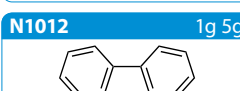
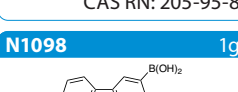
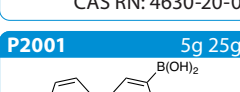
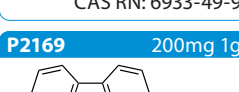

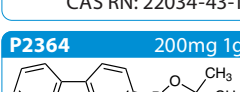
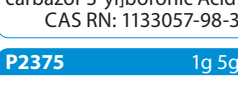
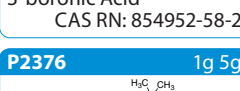
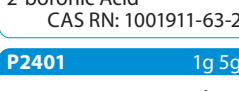

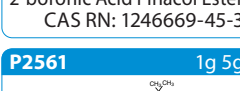
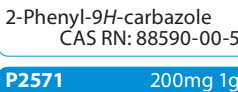
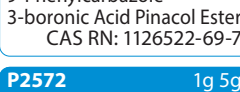
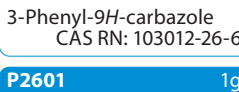
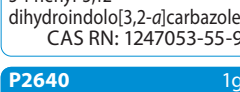
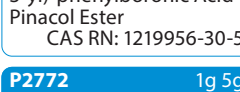
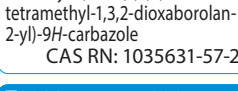
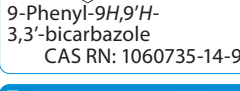
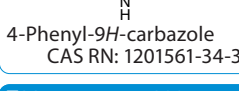
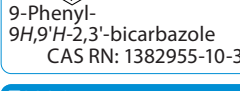
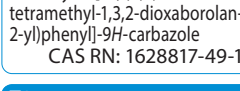
<p>M2952 200mg 1g</p>  <p>4-Methyl-2-phenylpyridine CAS RN: 3475-21-6</p>	<p>M2969 200mg 1g</p>  <p>5-Methyl-2-phenylpyridine CAS RN: 27012-22-2</p>	<p>P1671 1g 5g</p>  <p>4-(2-Pyridyl)benzaldehyde CAS RN: 127406-56-8</p>	<p>P1983 200mg 1g</p>  <p>4-(4-Pyridyl)benzaldehyde CAS RN: 99163-12-9</p>	<p>P2384 200mg 1g</p>  <p>6-Phenyl-3-pyridylboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 879291-27-7</p>
<p>P2392 1g 5g</p>  <p>4-(3-Pyridyl)phenylboronic Acid Hydrochloride CAS RN: 2377369-59-8</p>	<p>P2452 200mg 1g</p>  <p>2-Phenylnicotinic Acid CAS RN: 33421-39-5</p>	<p>P2453 1g</p>  <p>2-Phenylisonicotinic Acid CAS RN: 55240-51-2</p>	<p>P2454 1g</p>  <p>6-Phenylnicotinic Acid CAS RN: 29051-44-3</p>	<p>P2782 1g 5g</p>  <p>4-(Pyridin-4-yl)aniline CAS RN: 13296-04-3</p>
<p>T3313 1g 5g</p>  <p>3-(3-Pyridyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 939430-30-5</p>	<p>T3399 200mg 1g</p>  <p>3-(4-Pyridyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1009033-83-3</p>	<p>T3400 200mg 1g</p>  <p>4-(4-Pyridyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1009033-87-7</p>	<p>P2446 200mg 1g</p>  <p>2-Phenylpyridine-d₉ 99.0atom%D CAS RN: 403724-67-4</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em; color: blue;">ピリミジン</p>
<p>A2921 1g 5g</p>  <p>2-Amino-4,6-diphenylpyrimidine CAS RN: 40230-24-8</p>	<p>B4662 200mg 1g</p>  <p>2-Bromo-4,6-diphenylpyrimidine CAS RN: 56181-49-8</p>	<p>B4930 200mg 1g</p>  <p>4-(3-Bromophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine CAS RN: 864377-28-6</p>	<p>B4933 1g</p>  <p>4-(4-Bromophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine CAS RN: 58536-46-2</p>	<p>B4953 1g 5g</p>  <p>4-(Biphenyl-4-yl)-6-(4-bromophenyl)-2-phenylpyrimidine CAS RN: 1421599-34-9</p>
<p>B5797 200mg 1g</p>  <p>2-(4-Bromophenyl)-4,6-diphenylpyrimidine CAS RN: 457613-56-8</p>	<p>B5802 1g 5g</p>  <p>4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-6-chloro-2-phenylpyrimidine CAS RN: 1689538-58-6</p>	<p>B5829 200mg 1g</p>  <p>2-(4-Bromophenyl)-4-phenylquinazoline CAS RN: 540466-42-0</p>	<p>B6194 1g</p>  <p>4,6-Bis(3,5-dichlorophenyl)-2-methylpyrimidine CAS RN: 1030380-50-7</p>	<p>C3016 1g 5g</p>  <p>4-Chloro-2,6-diphenylpyrimidine CAS RN: 29509-91-9</p>
<p>C3123 1g 5g</p>  <p>2-Chloro-4,6-diphenylpyrimidine CAS RN: 2915-16-4</p>	<p>C3518 200mg 1g</p>  <p>4-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-phenylpyrimidine CAS RN: 1354749-13-5</p>	<p>D4600 1g 5g</p>  <p>4,6-Dibromopyrimidine CAS RN: 36847-10-6</p>	<p>D4895 200mg 1g</p>  <p>4-(3,5-Dibromophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine CAS RN: 607740-08-9</p>	<p>D5505 1g 5g</p>  <p>2,4-Dichloro-6-phenylpyrimidine CAS RN: 26032-72-4</p>
<p style="text-align: center; font-size: 2em; color: blue;">トリアジン</p>	<p>A3095 5g</p>  <p>4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-amine CAS RN: 933-20-0</p>	<p>B4894 1g 5g</p>  <p>2-(3-Bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine CAS RN: 864377-31-1</p>	<p>B4927 1g 5g</p>  <p>2-(4-Bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine CAS RN: 23449-08-3</p>	<p>B4939 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine CAS RN: 80984-79-8</p>
<p>B4940 200mg 1g</p>  <p>2-(4-Biphenyl)-4,6-dichloro-1,3,5-triazine CAS RN: 10202-45-6</p>	<p>B4941 200mg 1g</p>  <p>2,4-Bis(4-biphenyl)-6-chloro-1,3,5-triazine CAS RN: 182918-13-4</p>	<p>B5663 200mg 1g</p>  <p>2-(2-Bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine CAS RN: 77989-15-2</p>	<p>B5792 1g 5g</p>  <p>2-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazine CAS RN: 1472062-94-4</p>	<p>B5796 1g</p>  <p>2-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-4,6-dichloro-1,3,5-triazine CAS RN: 1402225-89-1</p>

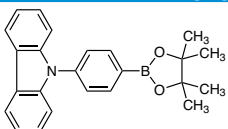
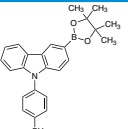
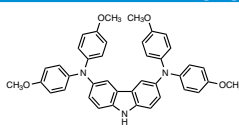
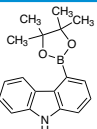
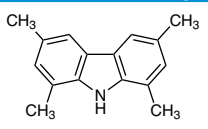
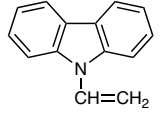
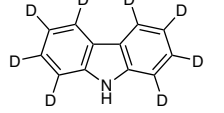
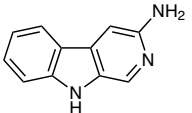
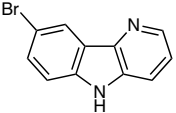
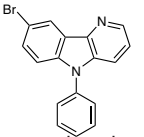
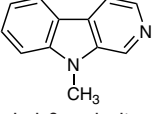
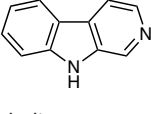
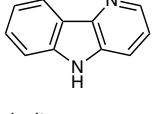
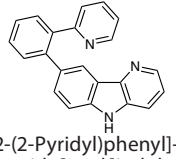
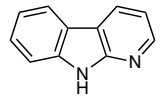
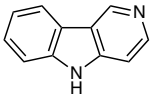
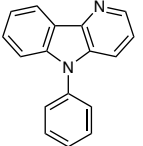
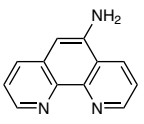
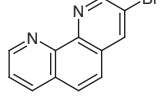
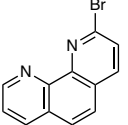
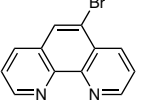
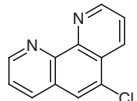
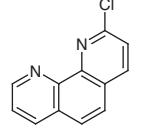
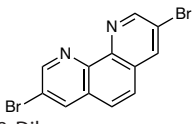
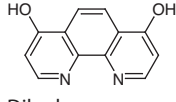
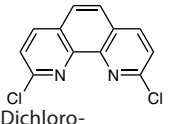
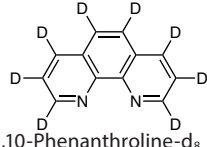
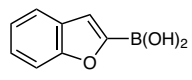
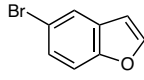
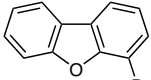
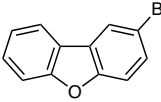
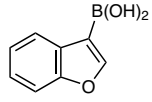
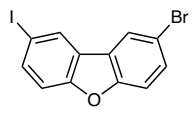
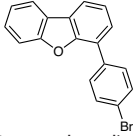
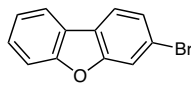
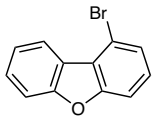
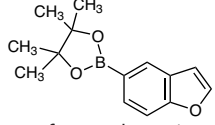
<p>B5803 1g 5g</p>  <p>2-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazine CAS RN: 1689576-03-1</p>	<p>B5804 200mg 1g</p>  <p>2,4-Bis[4-(<i>tert</i>-butyl)phenyl]-6-chloro-1,3,5-triazine CAS RN: 253158-13-3</p>	<p>C2703 5g 25g</p>  <p>2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine CAS RN: 3842-55-5</p>	<p>C3162 200mg 1g</p>  <p>2-(3'-Chlorobiphenyl-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine CAS RN: 1443049-83-9</p>	<p>C3163 200mg 1g</p>  <p>2-(3'-Chlorobiphenyl-4-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine CAS RN: 1443049-84-0</p>	
<p>C3164 200mg 1g</p>  <p>2-(4'-Chlorobiphenyl-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine CAS RN: 1443049-85-1</p>	<p>C3514 1g 5g</p>  <p>2-Chloro-4,6-di-<i>p</i>-tolyl-1,3,5-triazine CAS RN: 21902-34-1</p>	<p>C3525 200mg 1g</p>  <p>2-Chloro-4,6-di(naphthalen-1-yl)-1,3,5-triazine CAS RN: 78941-32-9</p>	<p>C3543 1g 5g</p>  <p>2-Chloro-4,6-bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-1,3,5-triazine CAS RN: 1459162-69-6</p>	<p>D4902 200mg 1g</p>  <p>2-(3,5-Dibromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine CAS RN: 1073062-59-5</p>	
<p>D5271 1g 5g</p>  <p>4-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazine-2-yl)-phenylboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1219956-23-6</p>	<p>D5548 1g 5g</p>  <p>4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one CAS RN: 1917-44-8</p>	<p>F1045 200mg 1g</p>  <p>2-(4-Fluorophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine CAS RN: 203450-08-2</p>	<p>T3178 200mg 1g</p>  <p>2,4,6-Tris(4-bromophenyl)-1,3,5-triazine CAS RN: 30363-03-2</p>	<p>T3308 1g 5g</p>  <p>2,4,6-Tris(3-bromophenyl)-1,3,5-triazine CAS RN: 890148-78-4</p>	
<p>T3695 1g 5g</p>  <p>4,4',4''-(1,3,5-Triazine-2,4,6-triyl)trianiline CAS RN: 14544-47-9</p>	<p>ベンゾ イミダゾール</p>		<p>B2812 1g 5g</p>  <p>2-(4-Bromophenyl)-benzimidazole CAS RN: 2622-74-4</p>	<p>B4479 1g</p>  <p>2-(4-Bromophenyl)-1-phenylbenzimidazole CAS RN: 2620-76-0</p>	<p>B4794 1g 5g</p>  <p>2-(3-Bromophenyl)-1-phenylbenzimidazole CAS RN: 760212-40-6</p>
<p>B4929 1g 5g</p>  <p>1-(4-Bromophenyl)-2-phenylbenzimidazole CAS RN: 760212-58-6</p>	<p>B6092 1g 5g</p>  <p>2-(2-Bromophenyl)-1H-benzimidazole CAS RN: 13275-42-8</p>	<p>I0983 200mg 1g</p>  <p>2-(4-Iodophenyl)-1-phenylbenzimidazole CAS RN: 760212-42-8</p>	<p>P2158 1g 5g</p>  <p>4-(1-Phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)phenylboronic Acid CAS RN: 952514-79-3</p>	<p>P2263 1g 5g</p>  <p>3-(1-Phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)-phenylboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 952514-86-2</p>	
<p>P2282 1g</p>  <p>4-(2-Phenyl-1H-benzimidazol-1-yl)phenylboronic Acid CAS RN: 867044-33-5</p>	<p>カルバゾール</p>		<p>A1508 5g</p>  <p>3-Amino-9-ethylcarbazole CAS RN: 132-32-1</p>	<p>A2051 1g 5g</p>  <p>9-Acetyl-3,6-diiodocarbazole CAS RN: 606129-89-9</p>	<p>B2804 1g 5g</p>  <p>9-Benzylcarbazole-3-carboxaldehyde CAS RN: 54117-37-2</p>
<p>B2805 100mg</p>  <p>9-Benzylcarbazole-3,6-dicarboxaldehyde CAS RN: 200698-05-1</p>	<p>B3458 5g 25g</p>  <p>3-Bromocarbazole CAS RN: 1592-95-6</p>	<p>B3459 1g 5g</p>  <p>3-Bromo-9-ethylcarbazole CAS RN: 57102-97-3</p>	<p>B3554 1g 5g</p>  <p>9-(4-Bromophenyl)carbazole CAS RN: 57102-42-8</p>	<p>B3908 1g 5g</p>  <p>3-Bromo-9-phenylcarbazole CAS RN: 1153-85-1</p>	
<p>B4109 1g 5g</p>  <p>9-(2-Bromophenyl)-9H-carbazole CAS RN: 902518-11-0</p>	<p>B4348 1g 5g</p>  <p>9-Benzyl-3,6-dibromocarbazole CAS RN: 118599-27-2</p>	<p>B4381 5g 25g</p>  <p>2-Bromocarbazole CAS RN: 3652-90-2</p>	<p>B4427 1g 5g</p>  <p>9-(3-Bromophenyl)-carbazole CAS RN: 185112-61-2</p>	<p>B4439 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-9-phenylcarbazole CAS RN: 94994-62-4</p>	

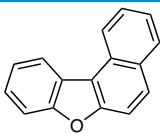
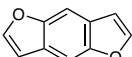
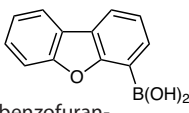
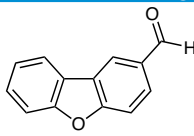
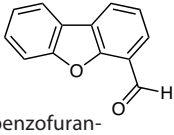
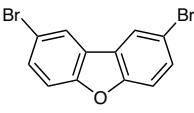
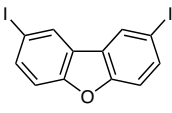
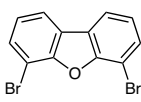
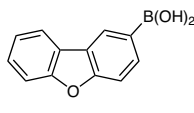
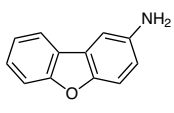
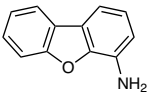
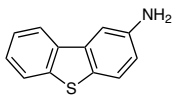
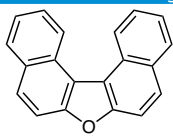
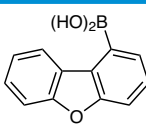
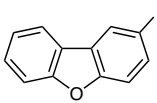
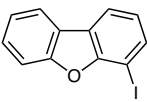
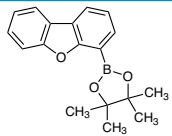
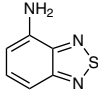
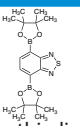
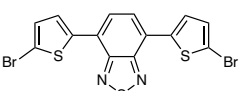
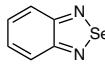
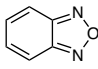
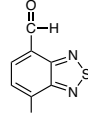
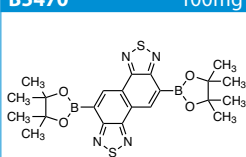
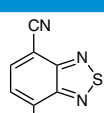
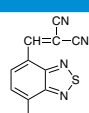
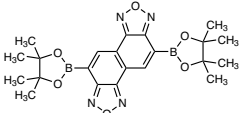
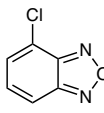
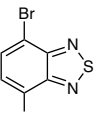
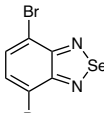
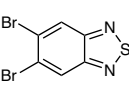
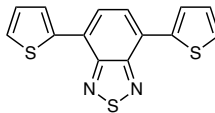
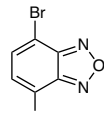
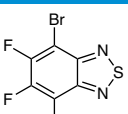
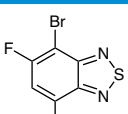
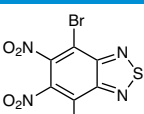
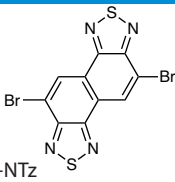
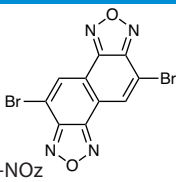
<p>B4452 1g 5g</p>  <p>3-(4-Bromophenyl)-9-phenylcarbazole CAS RN: 1028647-93-9</p>	<p>B4538 5g 25g</p>  <p>9-(4-Biphenyl)-3-bromo-carbazole CAS RN: 894791-46-9</p>	<p>B4635 1g 5g</p>  <p>1,2-Benzocarbazole CAS RN: 239-01-0</p>	<p>B4646 200mg 1g</p>  <p>3,3'-Bicarbazole CAS RN: 1984-49-2</p>	<p>B4752 200mg 1g</p>  <p>4-Bromocarbazole CAS RN: 3652-89-9</p>
<p>B4795 1g 5g</p>  <p>3-Bromo-6,9-diphenylcarbazole CAS RN: 1160294-85-8</p>	<p>B4811 1g 5g</p>  <p>3,9'-Bicarbazole CAS RN: 18628-07-4</p>	<p>B4816 200mg 1g</p>  <p>1-Bromocarbazole CAS RN: 16807-11-7</p>	<p>B4883 1g 5g</p>  <p>10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole CAS RN: 1698-16-4</p>	<p>B4887 1g 5g</p>  <p>3-[4-(4-Biphenylamino)phenyl]-9-phenylcarbazole CAS RN: 1160294-96-1</p>
<p>B4960 200mg 1g</p>  <p>DMFL-CBP CAS RN: 226958-06-1</p>	<p>B5024 1g 5g</p>  <p>9-(3-Biphenyl)-3-bromocarbazole CAS RN: 1428551-28-3</p>	<p>B5027 200mg 1g</p>  <p>3'-Bromo-1,4-di(9-carbazolyl)benzene CAS RN: 1537218-76-0</p>	<p>B5028 1g 5g</p>  <p>3-Bromo-9-(2-naphthyl)-carbazole CAS RN: 934545-80-9</p>	<p>B5050 200mg 1g</p>  <p>3-Bromo-9-(1-naphthyl)-9H-carbazole CAS RN: 934545-83-2</p>
<p>B5051 200mg 1g</p>  <p>2-Bromo-9-(2-naphthyl)-9H-carbazole CAS RN: 1427316-53-7</p>	<p>B5052 1g 5g</p>  <p>3-Bromo-9-(<i>p</i>-tolyl)-9H-carbazole CAS RN: 731016-44-7</p>	<p>B5053 200mg 1g</p>  <p>3-(<i>tert</i>-Butyl)-9H-carbazole CAS RN: 22401-74-7</p>	<p>B5054 200mg 1g</p>  <p>9-(3-Biphenyl)carbazole-3-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1533406-38-0</p>	<p>B5091 1g 5g</p>  <p>9-(4-Biphenyl)carbazole-3-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1391729-66-0</p>
<p>B5107 1g 5g</p>  <p>3-Bromo-9-(4-bromophenyl)-9H-carbazole CAS RN: 1226860-66-7</p>	<p>B5108 200mg 1g</p>  <p>2-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole CAS RN: 1365118-41-7</p>	<p>B5109 1g 5g</p>  <p>9-(4'-Bromo-4-biphenyl)-carbazole CAS RN: 212385-73-4</p>	<p>B5110 200mg 1g</p>  <p>9-(4-Biphenyl)-2-bromocarbazole CAS RN: 1393835-87-4</p>	<p>B5111 200mg 1g</p>  <p>9-(4-Biphenyl)-3-(4-bromophenyl)carbazole CAS RN: 1028648-25-0</p>
<p>B5128 1g 5g</p>  <p>9-(4-Biphenyl)carbazole CAS RN: 6299-16-7</p>	<p>B5183 200mg 1g</p>  <p>9-(3-Bromopropyl)-carbazole CAS RN: 84359-61-5</p>	<p>B5312 200mg 1g</p>  <p>9-(2'-Bromo-4-biphenyl)-carbazole CAS RN: 1215228-57-1</p>	<p>B5313 1g 5g</p>  <p>9-(4-Bromophenyl)-3,6-di-<i>tert</i>-butylcarbazole CAS RN: 601454-33-5</p>	<p>B5434 200mg 1g</p>  <p>5H-Benzo[4,5]-thieno[3,2-<i>c</i>]carbazole CAS RN: 1255308-97-4</p>
<p>B5437 200mg 1g</p>  <p>2-(2-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole CAS RN: 1616607-88-5</p>	<p>B5460 1g 5g</p>  <p>9-Benzyl-2-bromo-9H-carbazole CAS RN: 1401863-51-1</p>	<p>B5461 1g 5g</p>  <p>9-Benzyl-3-bromo-9H-carbazole CAS RN: 339576-55-5</p>	<p>B5462 1g 5g</p>  <p>9-Benzyl-2,7-dibromo-9H-carbazole CAS RN: 1384281-49-5</p>	<p>B5465 1g 5g</p>  <p>3-(2-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole CAS RN: 1190100-35-6</p>
<p>B5471 1g</p>  <p>9-Benzoyl-3-bromo-9H-carbazole CAS RN: 177775-87-0</p>	<p>B5472 1g</p>  <p>9-Benzoyl-3,6-dibromo-9H-carbazole CAS RN: 912850-81-8</p>	<p>B5502 1g 5g</p>  <p>1-Bromo-3,5-bis(carbazol-9-yl)benzene CAS RN: 750573-24-1</p>	<p>B5517 1g</p>  <p>2-Bromo-7-methoxy-9H-carbazole CAS RN: 200878-50-8</p>	<p>B5547 200mg 1g</p>  <p>9-(4-Bromobutyl)-9H-carbazole CAS RN: 10420-20-9</p>

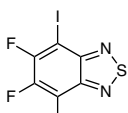
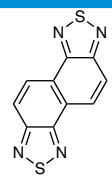
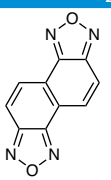
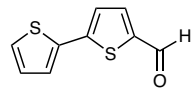
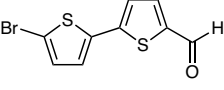
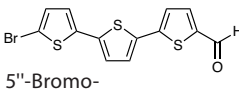
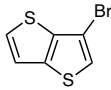
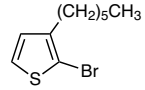
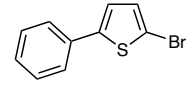
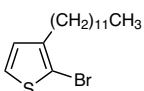
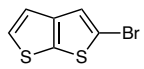
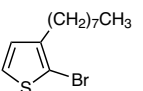
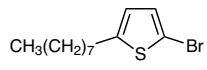
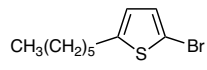
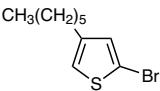
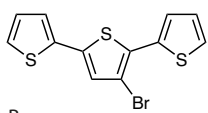
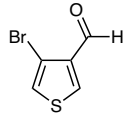
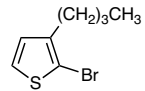
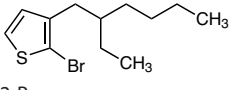
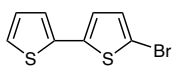
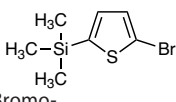
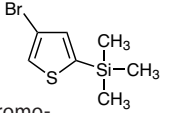
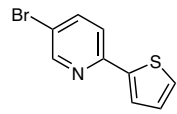
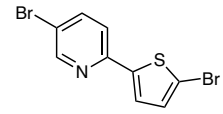
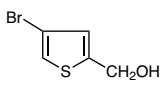
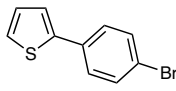
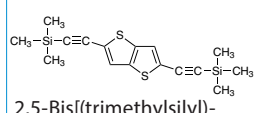
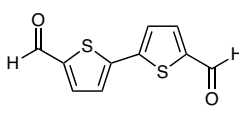
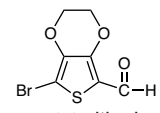
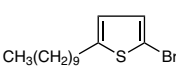
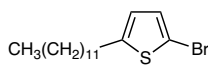
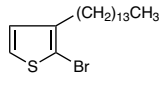
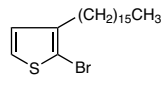
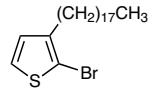
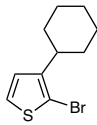
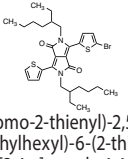
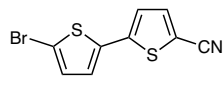
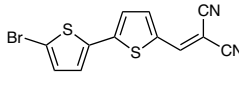
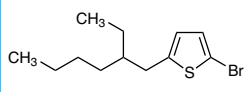
B5548 200mg 1g  9-(6-Bromoethyl)- 9H-carbazole CAS RN: 94847-10-6	B5590 1g  7H-Benzo[c]carbazole CAS RN: 205-25-4	B5591 1g 5g  9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)- 9H-carbazole CAS RN: 1221237-87-1	B5605 1g 5g  1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H- carbazol-9-yl)methyl]benzene CAS RN: 222166-46-3	B5607 1g 5g  2-Bromo-9-hexyl- 9H-carbazole CAS RN: 864550-95-8
B5608 1g 5g  3-Bromo-9-hexyl- 9H-carbazole CAS RN: 156972-74-6	B5609 1g 5g  2-Bromo-9-n-octyl- 9H-carbazole CAS RN: 1356465-23-0	B5610 1g 5g  3-Bromo-9-n-octyl- 9H-carbazole CAS RN: 628337-00-8	B5611 1g 5g  2-Bromo-9-(2-ethylhexyl)- 9H-carbazole CAS RN: 856422-39-4	B5612 1g 5g  3-Bromo-9-(2-ethylhexyl)- 9H-carbazole CAS RN: 628336-85-6
B5620 1g 5g  9-[4-(tert-Butyl)phenyl]- 9H-carbazole CAS RN: 57103-13-6	B5621 200mg 1g  3-Bromo- 9-(3,5-dimethylphenyl)- 9H-carbazole CAS RN: 1141017-77-7	B5639 500mg  3-Bromo-9-vinyl- 9H-carbazole CAS RN: 46499-01-8	B5767 200mg 1g  4-Bromo-9-phenyl- 9H-carbazole CAS RN: 1097884-37-1	B5811 1g 5g  1-Bromo-9-phenyl- 9H-carbazole CAS RN: 1333002-37-1
B5868 1g  10-Bromo-7-phenyl- 7H-benzo[c]carbazole CAS RN: 1210469-11-6	B5869 1g 5g  3-(3-Bromophenyl)- 9-phenyl-9H-carbazole CAS RN: 854952-59-3	B5870 1g  5-Bromo-7H-benzo[c]- carbazole CAS RN: 131409-18-2	B5989 1g  3-Bromo-9-([1,1':4,1''-terphenyl]- 4-yl)-9H-carbazole CAS RN: 1141017-84-6	B6453 1g  5H-Benzo[b]carbazole CAS RN: 243-28-7
C0032 25g 100g 500g  Carbazole CAS RN: 86-74-8	C1031 1g 5g 25g  Carbazole- 9-carbonyl Chloride CAS RN: 73500-82-0	C2926 1g 5g  4-(9H-Carbazol-9-yl)- phenylboronic Acid CAS RN: 419536-33-7	C2967 1g 5g  3-(9H-Carbazol-9-yl)- phenylboronic Acid CAS RN: 864377-33-3	C3082 1g  4-(9H-Carbazol-9-yl)- aniline CAS RN: 52708-37-9
C3352 1g  2-(9H-Carbazol-9-yl)- phenylboronic Acid CAS RN: 1189047-28-6	C3353 200mg 1g  [4'-(Carbazol-9-yl)- 4-biphenyl]boronic Acid CAS RN: 858131-73-4	C3362 1g 5g  2-Chloro-9H-carbazole CAS RN: 10537-08-3	C3451 1g 5g  3-Chloro-9H-carbazole CAS RN: 2732-25-4	C3470 1g  1-[4-(9H-Carbazol-9-yl)- phenyl]ethanone CAS RN: 142116-85-6
C3481 1g 5g  4-(9H-Carbazol-9-yl)- benzaldehyde CAS RN: 110677-45-7	C3722 1g 5g 25g  Carbazole (High Purity) CAS RN: 86-74-8	D2116 1g 5g  3,6-Diaminocarbazole CAS RN: 86-71-5	D2981 1g 5g  3,6-Dibromo- 9-phenylcarbazole CAS RN: 57103-20-5	D2982 1g 5g  3,6-Dibromo- 9-ethylcarbazole CAS RN: 33255-13-9
D2983 1g 5g 25g  3,6-Dibromocarbazole CAS RN: 6825-20-3	D3751 1g 5g  3,6-Dichlorocarbazole CAS RN: 5599-71-3	D3932 1g 5g  2,7-Dibromocarbazole CAS RN: 136630-39-2	D3952 1g 5g  3,6-Di-tert-butylcarbazole CAS RN: 37500-95-1	D4433 1g 5g  3,6-Diphenylcarbazole CAS RN: 56525-79-2

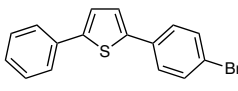
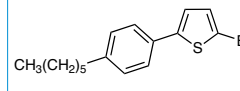
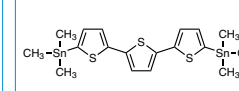
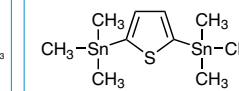
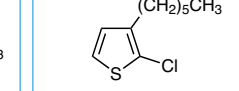
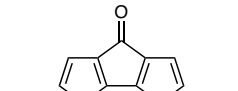
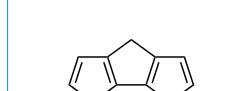
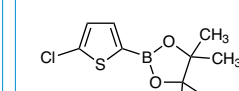
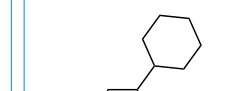
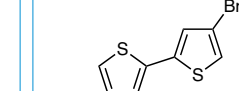
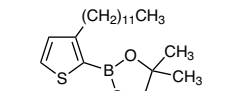
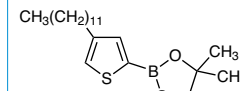
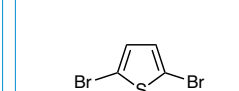

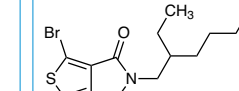

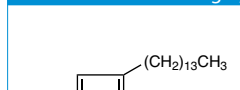
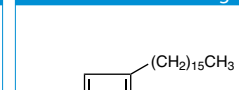
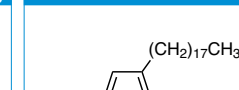

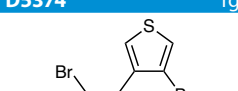
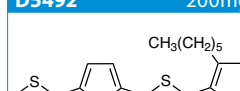
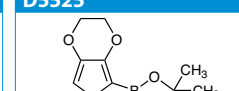
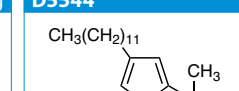
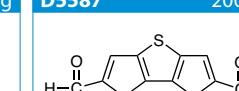
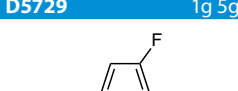

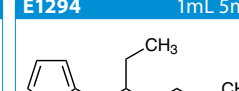
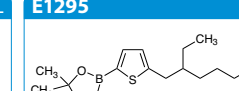
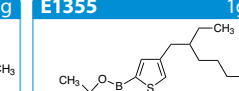
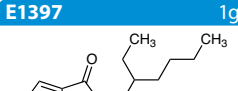

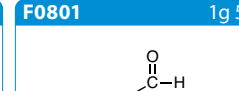


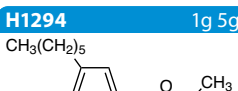
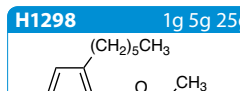
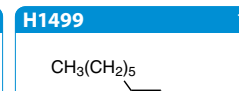
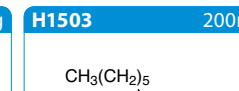
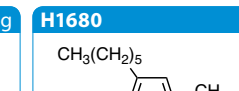
<p>D4473 200mg 1g</p>  <p>7H-Dibenzo[<i>c,g</i>]carbazole CAS RN: 194-59-2</p>	<p>D4512 1g 5g</p>  <p>3,6-Dimethylcarbazole CAS RN: 5599-50-8</p>	<p>D4543 1g 5g</p>  <p>3,6-Diiodo-9-phenylcarbazole CAS RN: 57103-21-6</p>	<p>D4548 5g 25g</p>  <p>3,6-Diiodocarbazole CAS RN: 57103-02-3</p>	<p>D4563 200mg 1g</p>  <p>3,6-Dibromo-9-(4-bromophenyl)carbazole CAS RN: 73087-83-9</p>
<p>D4779 200mg 1g</p>  <p>6,9-Diphenyl-9H-carbazole-3-boronic Acid CAS RN: 1133058-06-6</p>	<p>D4803 200mg 1g</p>  <p>11,12-Dihydroindolo[2,3-<i>a</i>]carbazole CAS RN: 60511-85-5</p>	<p>D4830 1g 5g</p>  <p>3,6-Dibromo-9-(2-ethylhexyl)carbazole CAS RN: 173063-52-0</p>	<p>D4832 200mg 1g</p>  <p>2,7-Dibromo-9-phenylcarbazole CAS RN: 444796-09-2</p>	<p>D4833 200mg 1g</p>  <p>3,6-Dimethoxy-9H-carbazole CAS RN: 57103-01-2</p>
<p>D4860 200mg 1g</p>  <p>11-Phenylindolo[2,3-<i>a</i>]carbazole CAS RN: 1024598-06-8</p>	<p>D4910 200mg 1g</p>  <p>3,6-Dibromo-9-(triphenyl-2-yl)carbazole CAS RN: 1351870-16-0</p>	<p>D4978 200mg 1g</p>  <p>9-(3,5-Dibromophenyl)carbazole CAS RN: 750573-26-3</p>	<p>D4979 200mg 1g</p>  <p>3-(3,5-Dibromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole CAS RN: 1345021-52-4</p>	<p>D4980 200mg 1g</p>  <p>6,6'-Dibromo-9,9'-diphenyl-3,3'-bicarbazole CAS RN: 354135-75-4</p>
<p>D4981 1g 5g</p>  <p>9-(9,9-Dimethylfluoren-2-yl)-9H-carbazole CAS RN: 866100-16-5</p>	<p>D5000 200mg 1g</p>  <p>3,6-Dibromo-9-(4-<i>tert</i>-butylphenyl)-9H-carbazole CAS RN: 741293-42-5</p>	<p>D5001 200mg 1g</p>  <p>3,6-Dibromo-9-(<i>p</i>-tolyl)-9H-carbazole CAS RN: 357437-74-2</p>	<p>D5056 200mg 1g</p>  <p>6,9-Diphenylcarbazole-3-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1359833-28-5</p>	<p>D5124 200mg 1g</p>  <p>5,11-Dihydroindolo[3,2-<i>b</i>]carbazole CAS RN: 6336-32-9</p>
<p>D5270 200mg 1g</p>  <p>2,7-Dibromo-9-(4-bromophenyl)-9H-carbazole CAS RN: 1313900-20-7</p>	<p>D5286 1g</p>  <p>5,7-Dihydroindolo[2,3-<i>b</i>]carbazole CAS RN: 111296-90-3</p>	<p>D5303 200mg 1g</p>  <p>9,9'-Di[[1,1'-biphenyl]-4-yl]-9H,9'H-3,3'-bicarbazole CAS RN: 57102-51-9</p>	<p>D5329 1g 5g</p>  <p>2,7-Dimethoxy-9H-carbazole CAS RN: 61822-18-2</p>	<p>D5340 1g 5g</p>  <p>3,6-Dibromo-9-(4-methoxyphenyl)-9H-carbazole CAS RN: 746651-52-5</p>
<p>D5342 200mg 1g</p>  <p>3,6-Dibromo-9-[4-(2-ethylhexyloxy)phenyl]-9H-carbazole CAS RN: 946491-48-1</p>	<p>D5387 1g 5g</p>  <p>9,9'-Diethyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole CAS RN: 20466-00-6</p>	<p>D5410 1g 5g</p>  <p>3,6-Dibromo-9-hexyl-9H-carbazole CAS RN: 150623-72-6</p>	<p>D5413 1g</p>  <p>9,9''-Diphenyl-9H,9'H,9''H-3,2':7',3''-tercarbazole CAS RN: 1402543-31-0</p>	<p>D5419 1g</p>  <p>3,6-Dibromo-9-(2,4-dimethylphenyl)carbazole CAS RN: 1873362-96-9</p>
<p>D5420 1g</p>  <p>3,6-Dibromo-9-(3,4-dimethylphenyl)-9H-carbazole CAS RN: 1786404-06-5</p>	<p>D5421 200mg 1g</p>  <p>3,6-Dibromo-9-(3,5-dimethylphenyl)-9H-carbazole CAS RN: 1873364-08-9</p>	<p>D5424 1g</p>  <p>3,6-Dibromo-9-(<i>m</i>-tolyl)-9H-carbazole CAS RN: 890653-54-0</p>	<p>D5425 1g</p>  <p>2,7-Dibromo-9-vinyl-9H-carbazole CAS RN: 1438252-33-5</p>	<p>D5426 1g</p>  <p>3,6-Dibromo-9-vinyl-9H-carbazole CAS RN: 1214-16-0</p>
<p>D5427 1g 5g</p>  <p>2,7-Diphenyl-9H-carbazole CAS RN: 42448-04-4</p>	<p>D5428 200mg 1g</p>  <p>10,15-Dihydro-5H-diindolo[3,2-α:3',2'-<i>c</i>]carbazole CAS RN: 109005-10-9</p>	<p>D5546 1g 5g</p>  <p>3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9H-carbazole CAS RN: 1221237-83-7</p>	<p>D5567 1g 5g</p>  <p><i>N</i>,9-Diphenyl-9H-carbazol-3-amine CAS RN: 894791-43-6</p>	<p>D5864 200mg 1g</p>  <p>2,7-Dimethyl-9H-carbazole CAS RN: 18992-65-9</p>

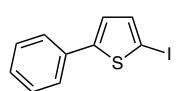
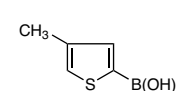
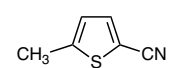
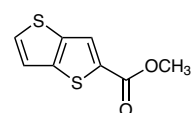
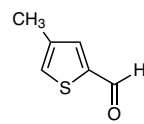
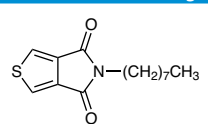
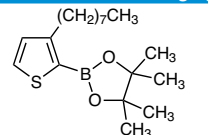
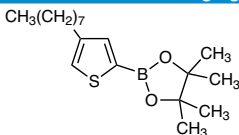
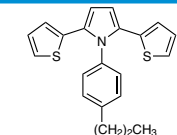
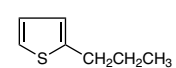
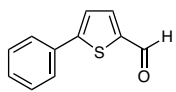
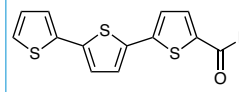
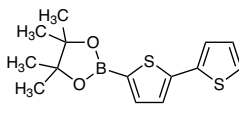
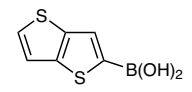
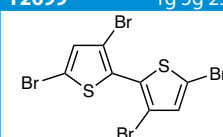
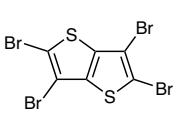
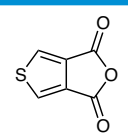
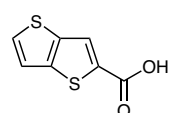
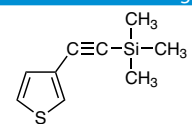
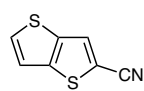
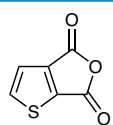
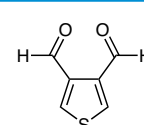
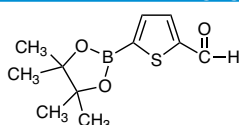
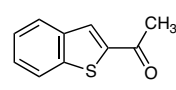
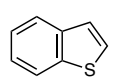
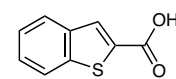
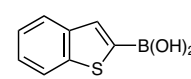
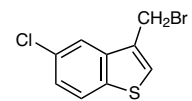
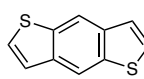
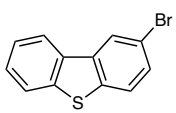
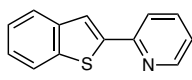
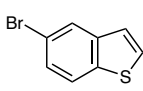
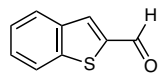
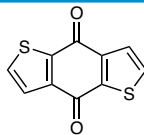
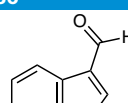
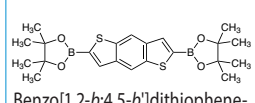
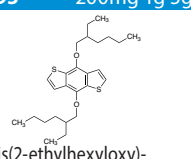
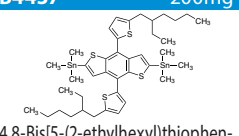
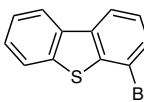
<p>D5865 200mg 1g</p>  <p>2,7-Di-<i>tert</i>-butyl-9H-carbazole CAS RN: 69386-35-2</p>	<p>E0359 5g 25g</p>  <p>3-Formyl-N-ethylcarbazole CAS RN: 7570-45-8</p>	<p>E1055 1g 5g</p>  <p>9-(4-Ethynylphenyl)-carbazole CAS RN: 262861-81-4</p>	<p>E1153 1g 5g</p>  <p>9-Ethylcarbazole-3-boronic Acid CAS RN: 669072-93-9</p>	<p>E1323 200mg 1g</p>  <p>9-(2-Ethylhexyl)-9H-carbazole-3-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 856422-41-8</p>
<p>E1324 200mg 1g</p>  <p>9-(2-Ethylhexyl)-9H-carbazole-2,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 476360-83-5</p>	<p>E1325 200mg 1g</p>  <p>9-(2-Ethylhexyl)-9H-carbazole-3,6-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 448955-87-1</p>	<p>F0965 1g</p>  <p>3-Fluorocarbazole CAS RN: 391-45-7</p>	<p>F1182 200mg 1g</p>  <p>2-Fluoro-9H-carbazole CAS RN: 391-53-7</p>	<p>H1014 1g 5g 25g</p>  <p>4-Hydroxycarbazole CAS RN: 52602-39-8</p>
<p>H1642 1g 5g</p>  <p>9-Hexyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole CAS RN: 871696-12-7</p>	<p>H1647 200mg 1g</p>  <p>9-Hexyl-9H-carbazole-2-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1339953-35-3</p>	<p>H1649 1g 5g</p>  <p>9-Hexyl-9H-carbazole-3,6-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 628336-95-8</p>	<p>I0913 1g 5g</p>  <p>3-Iodo-9-phenylcarbazole CAS RN: 502161-03-7</p>	<p>I0961 1g 5g</p>  <p>9-(4-Iodophenyl)carbazole CAS RN: 57103-15-8</p>
<p>I1061 200mg 1g</p>  <p>Indolo[3,2,1-<i>jk</i>]carbazole CAS RN: 205-95-8</p>	<p>M2561 1g</p>  <p>3-Methyl-9H-carbazole CAS RN: 4630-20-0</p>	<p>M2817 1g 5g</p>  <p>2-Methoxycarbazole CAS RN: 6933-49-9</p>	<p>M3317 200mg</p>  <p>1-Methyl-9H-carbazole CAS RN: 6510-65-2</p>	<p>N1012 1g 5g</p>  <p>9-(1-Naphthyl)carbazole CAS RN: 22034-43-1</p>
<p>N1098 1g</p>  <p>[9-(2-Naphthyl)-9H-carbazol-3-yl]boronic Acid CAS RN: 1133057-98-3</p>	<p>P2001 5g 25g</p>  <p>9-Phenylcarbazole-3-boronic Acid CAS RN: 854952-58-2</p>	<p>P2169 200mg 1g</p>  <p>9-Phenylcarbazole-2-boronic Acid CAS RN: 1001911-63-2</p>	<p>P2351 1g 5g</p>  <p>3-Formyl-9-phenyl-9H-carbazole CAS RN: 87220-68-6</p>	<p>P2364 200mg 1g</p>  <p>9-Phenylcarbazole-2-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1246669-45-3</p>
<p>P2375 1g 5g</p>  <p>2-Phenyl-9H-carbazole CAS RN: 88590-00-5</p>	<p>P2376 1g 5g</p>  <p>9-Phenylcarbazole-3-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1126522-69-7</p>	<p>P2401 1g 5g</p>  <p>3-Phenyl-9H-carbazole CAS RN: 103012-26-6</p>	<p>P2498 1g</p>  <p>5-Phenyl-5,12-dihydroindolo[3,2-<i>a</i>]carbazole CAS RN: 1247053-55-9</p>	<p>P2561 1g 5g</p>  <p>4-(9-Phenyl-9H-carbazol-3-yl)-phenylboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1219956-30-5</p>
<p>P2571 200mg 1g</p>  <p>9-Phenyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole CAS RN: 1035631-57-2</p>	<p>P2572 1g 5g</p>  <p>9-Phenyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole CAS RN: 1060735-14-9</p>	<p>P2601 1g</p>  <p>4-Phenyl-9H-carbazole CAS RN: 1201561-34-3</p>	<p>P2640 1g</p>  <p>9-Phenyl-9H,9'H-2,3'-bicarbazole CAS RN: 1382955-10-3</p>	<p>P2772 1g 5g</p>  <p>9-Phenyl-3-[2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-9H-carbazole CAS RN: 1628817-49-1</p>
<p>T2932 200mg 1g</p>  <p>1,3,6,8-Tetrabromocarbazole CAS RN: 55119-09-0</p>	<p>T3051 200mg</p>  <p>1,3,6,8-Tetra-<i>tert</i>-butylcarbazole CAS RN: 34601-54-2</p>	<p>T3344 200mg 1g</p>  <p>9,3':6'9''-Tercarbazole CAS RN: 606129-90-2</p>	<p>T3386 1g 5g</p>  <p>3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 870119-58-7</p>	<p>T3441 1g 5g</p>  <p>(9H-Carbazol-2-yl)boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1242412-60-7</p>

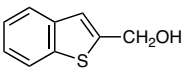
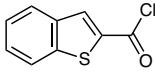
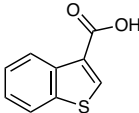
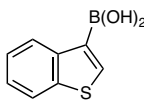
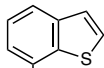
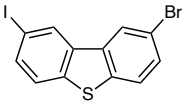
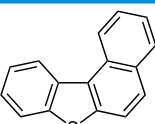
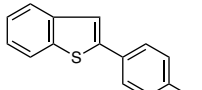
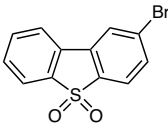
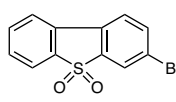
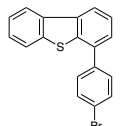
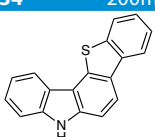
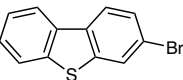
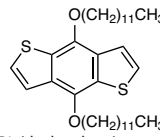
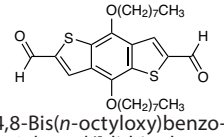
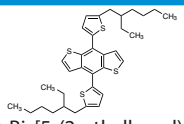
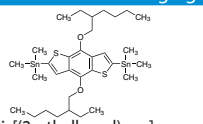
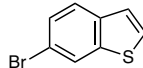
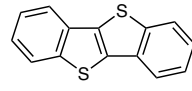
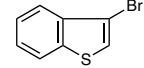
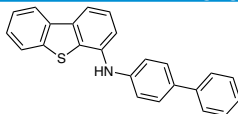
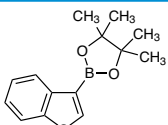
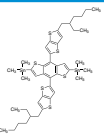
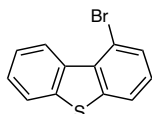
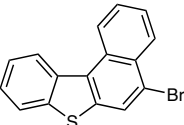
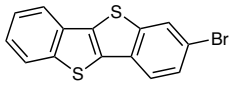
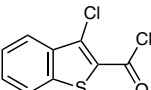
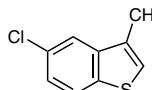
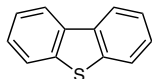
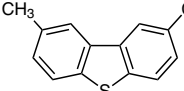
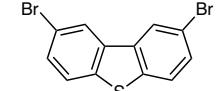
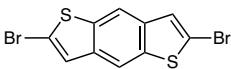
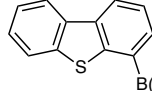
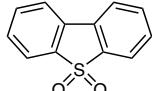
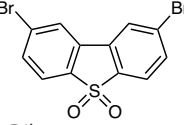
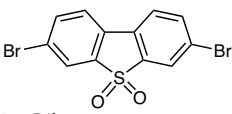
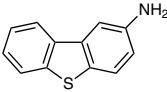
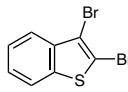
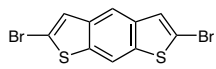
<p>T3452 1g 5g</p>  <p>4-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 785051-54-9</p>	<p>T3612 200mg 1g</p>  <p>9-(p-Tolyl)-9H-carbazole-3-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1345614-94-9</p>	<p>T3642 1g 5g</p>  <p>3,6-Bis[N,N-bis(4-methoxyphenyl)amino]-9H-carbazole CAS RN: 1630723-98-6</p>	<p>T3747 1g</p>  <p>(9H-Carbazol-4-yl)boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1255309-13-7</p>	<p>T3882 200mg 1g</p>  <p>1,3,6,8-Tetramethyl-9H-carbazole CAS RN: 6558-85-6</p>	
<p>V0021 25g</p>  <p>9-Vinylcarbazole CAS RN: 1484-13-5</p>	<p>C3254 200mg 1g</p>  <p>Carbazole-1,2,3,4,5,6,7,8-d₈ 98atom%D CAS RN: 38537-24-5</p>	<p>カルボリン</p>		<p>A2486 100mg 1g</p>  <p>3-Amino-β-carboline CAS RN: 73834-77-2</p>	<p>B4747 100mg</p>  <p>8-Bromo-5H-pyrido[3,2-b]indole CAS RN: 1236349-67-9</p>
<p>B5640 200mg 1g</p>  <p>8-Bromo-5-phenyl-5H-pyrido[3,2-b]indole CAS RN: 1449401-87-9</p>	<p>M2818 1g 5g</p>  <p>9-Methyl-β-carboline CAS RN: 2521-07-5</p>	<p>P1121 100mg</p>  <p>β-Carboline CAS RN: 244-63-3</p>	<p>P2274 100mg</p>  <p>δ-Carboline CAS RN: 245-08-9</p>	<p>P2307 100mg</p>  <p>8-[2-(2-Pyridyl)phenyl]-5H-pyrido[3,2-b]indole CAS RN: 1251503-35-1</p>	
<p>P2310 200mg 1g</p>  <p>α-Carboline CAS RN: 244-76-8</p>	<p>P2362 200mg 1g</p>  <p>γ-Carboline CAS RN: 244-69-9</p>	<p>P2578 200mg 1g</p>  <p>9-Phenyl-δ-carboline CAS RN: 1541200-53-6</p>	<p>フェナン トロリン</p>		<p>A2977 1g</p>  <p>5-Amino-1,10-phenanthroline CAS RN: 54258-41-2</p>
<p>B2632 200mg</p>  <p>3-Bromo-1,10-phenanthroline CAS RN: 66127-01-3</p>	<p>B4456 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-1,10-phenanthroline CAS RN: 22426-14-8</p>	<p>B5567 200mg 1g</p>  <p>5-Bromo-1,10-phenanthroline CAS RN: 40000-20-2</p>	<p>C0786 100mg 1g</p>  <p>5-Chloro-1,10-phenanthroline CAS RN: 4199-89-7</p>	<p>C1560 100mg 1g</p>  <p>2-Chloro-1,10-phenanthroline CAS RN: 7089-68-1</p>	
<p>D3209 200mg 1g</p>  <p>3,8-Dibromo-1,10-phenanthroline CAS RN: 100125-12-0</p>	<p>D3869 1g</p>  <p>4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline CAS RN: 3922-40-5</p>	<p>D4186 200mg 1g</p>  <p>2,9-Dichloro-1,10-phenanthroline CAS RN: 29176-55-4</p>	<p>P2409 100mg</p>  <p>1,10-Phenanthroline-d₈ 96atom%D CAS RN: 90412-47-8</p>	<p>ベンゾフラン</p>	
<p>B2978 1g</p>  <p>Benzofuran-2-boronic Acid CAS RN: 98437-24-2</p>	<p>B3889 1g 5g</p>  <p>5-Bromobenzofuran CAS RN: 23145-07-5</p>	<p>B4345 1g 5g</p>  <p>4-Bromodibenzofuran CAS RN: 89827-45-2</p>	<p>B4459 1g 5g</p>  <p>2-Bromodibenzofuran CAS RN: 86-76-0</p>	<p>B4522 1g 5g</p>  <p>Benzofuran-3-boronic Acid CAS RN: 317830-83-4</p>	
<p>B4867 200mg 1g</p>  <p>2-Bromo-8-iododibenzofuran CAS RN: 916435-41-1</p>	<p>B4884 1g 5g</p>  <p>4-(4-Bromophenyl)-dibenzofuran CAS RN: 955959-84-9</p>	<p>B5451 200mg 1g</p>  <p>3-Bromodibenzofuran CAS RN: 26608-06-0</p>	<p>B5766 200mg 1g</p>  <p>1-Bromodibenzofuran CAS RN: 50548-45-3</p>	<p>B5823 250mg 1g</p>  <p>Benzofuran-5-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 519054-55-8</p>	

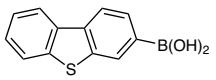
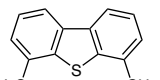
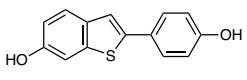
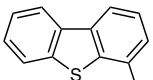
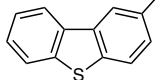
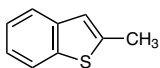
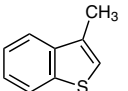
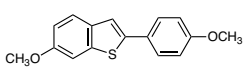
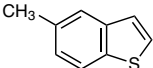
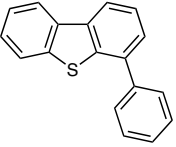
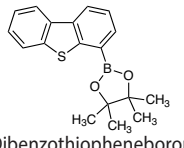
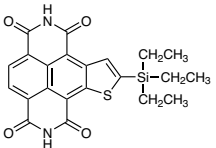
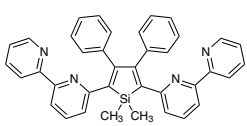
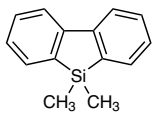
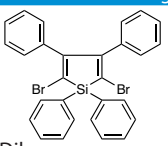
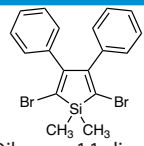
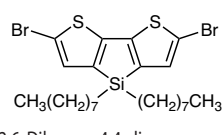
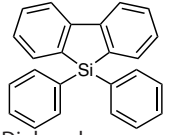
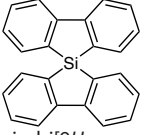
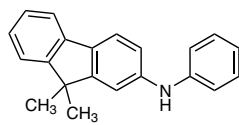
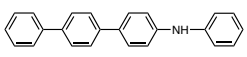
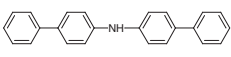
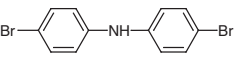
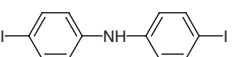
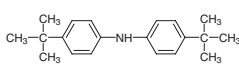
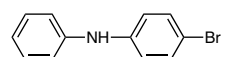
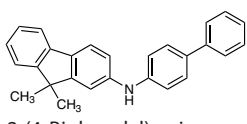
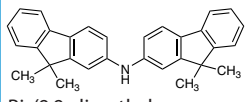
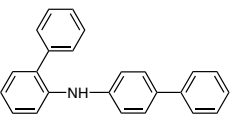
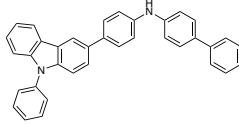
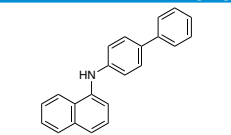
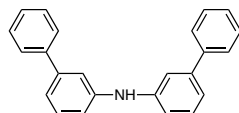
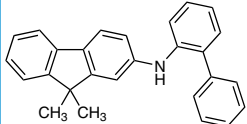
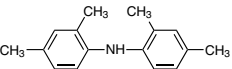
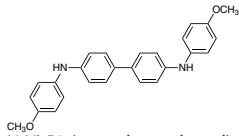
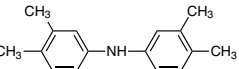
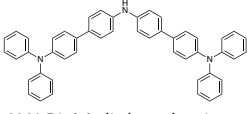
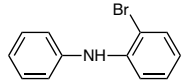
B5884 1g 5g  Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan CAS RN: 205-39-0	B6233 1g  Benzo[1,2-b;4,5-b']difuran CAS RN: 267-58-3	D4567 1g 5g  Dibenzofuran-4-boronic Acid CAS RN: 100124-06-9	D4759 1g 5g  Dibenzofuran-2-carboxaldehyde CAS RN: 5397-82-0	D4771 1g 5g  Dibenzofuran-4-carboxaldehyde CAS RN: 96706-46-6
D4821 1g 5g  2,8-Dibromodibenzofuran CAS RN: 10016-52-1	D4835 200mg 1g  2,8-Diiododibenzofuran CAS RN: 5943-11-3	D4858 200mg 1g  4,6-Dibromodibenzofuran CAS RN: 201138-91-2	D4869 5g 25g  Dibenzo[b,d]furan-2-ylboronic Acid CAS RN: 402936-15-6	D5494 1g 5g  2-Dibenzofuranamine CAS RN: 3693-22-9
D5520 1g 5g  4-Aminodibenzofuran CAS RN: 50548-43-1	D5521 200mg 1g  Dibenzo[b,d]thiophen-2-amine CAS RN: 7428-91-3	D5565 1g 5g  Dinaphtho[2,1-b:1',2'-d]furan CAS RN: 194-63-8	D5758 1g 5g  Dibenzofuran-1-boronic Acid CAS RN: 162607-19-4	I0968 1g 5g  2-Iododibenzofuran CAS RN: 5408-56-0
I0972 200mg 1g  4-Iododibenzofuran CAS RN: 65344-26-5	T3602 1g 5g  Dibenzofuran-4-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 912824-85-2	ベンゾチアジアゾール、その類縁体		A1385 1g  4-Amino-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 767-64-6
B3573 1g 5g  2,1,3-Benzothiadiazole-4,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 934365-16-9	B3886 100mg 1g  4,7-Bis(5-bromo-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 288071-87-4	B4313 200mg 1g  2,1,3-Benzoselenadiazole CAS RN: 273-15-4	B4473 1g 5g  2,1,3-Benzoxadiazole CAS RN: 273-09-6	B5433 200mg  7-Bromo-4-formyl-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 1071224-34-4
B5470 100mg  Bpin2-NTz CAS RN: 1467776-41-5	B5473 200mg  7-Bromo-4-cyano-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 1331742-86-9	B5474 200mg  2-[(7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]malononitrile CAS RN: 1335150-10-1	B5774 100mg  Bpin2-NOz	C1337 5g 25g  4-Chlorobenzofurazan CAS RN: 7116-16-7
D3842 1g 5g 25g  4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 15155-41-6	D3944 1g  4,7-Dibromo-2,1,3-benzoselenadiazole CAS RN: 63224-42-0	D4064 5g  5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 18392-81-9	D4487 200mg 1g  4,7-Di(2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 165190-76-1	D4614 200mg 1g  4,7-Dibromo-2,1,3-benzoxadiazole CAS RN: 54286-63-4
D4734 200mg  4,7-Dibromo-5,6-difluoro-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 1295502-53-2	D4750 200mg 1g  4,7-Dibromo-5-fluoro-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 1347736-74-6	D4985 1g 5g  4,7-Dibromo-5,6-dinitro-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 76186-72-6	D5288 100mg  Br ₂ -NTz CAS RN: 133546-50-6	D5496 100mg  Br ₂ -NOz CAS RN: 1437229-17-8

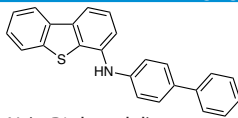
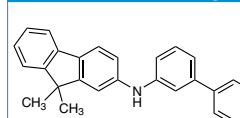
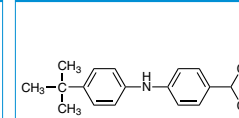
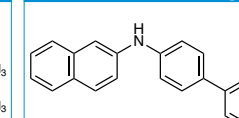
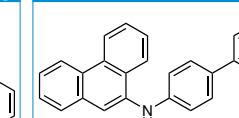
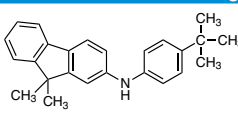
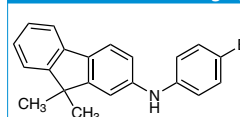
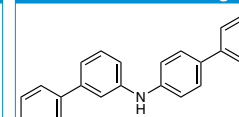
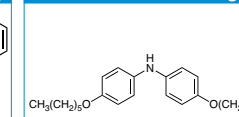
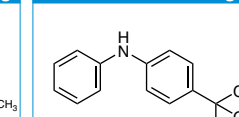
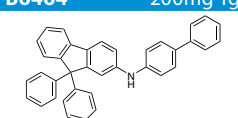
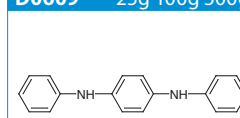
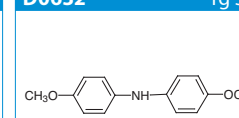
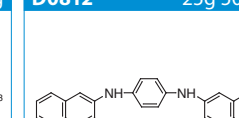
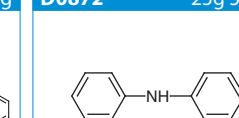
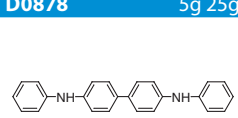
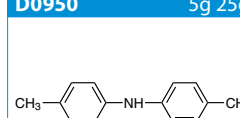
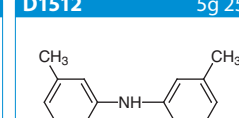
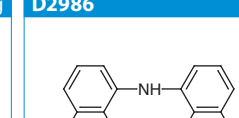
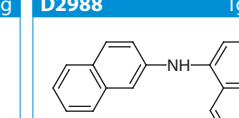
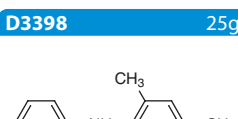
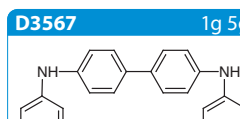
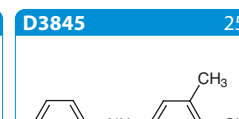
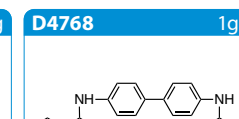
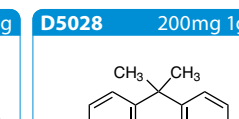
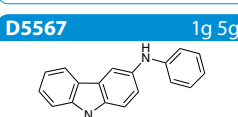
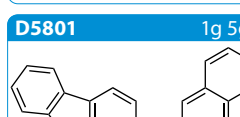
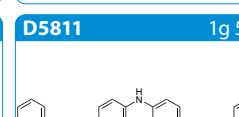
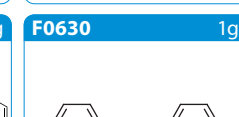
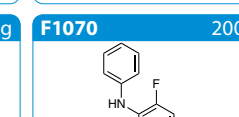
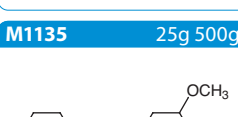
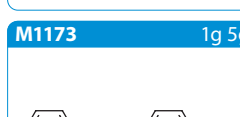

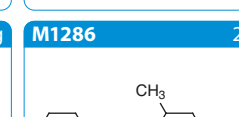
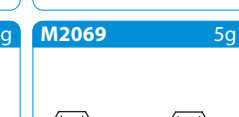
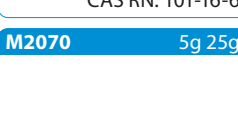
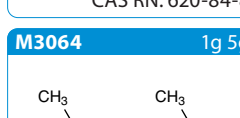
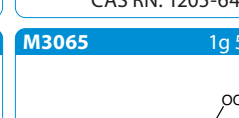
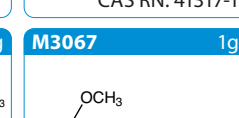
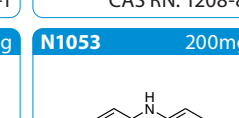
<p>D5547 200mg</p>  <p>5,6-Difluoro-4,7-diiodo-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 1293389-29-3</p>	<p>N1105 200mg</p>  <p>NTz CAS RN: 133546-47-1</p>	<p>N1137 200mg</p>  <p>NOz CAS RN: 1394221-73-8</p>	<p>チオフェン</p>		<p>B1838 1g 5g 25g</p>  <p>2,2'-Bithiophene-5-carboxaldehyde CAS RN: 3779-27-9</p>
<p>B1874 1g 5g</p>  <p>5-Bromo-2,2'-bithiophene-5'-carboxaldehyde CAS RN: 110046-60-1</p>	<p>B2058 1g 5g</p>  <p>5''-Bromo-2,2':5',2''-terthiophene-5-carboxaldehyde CAS RN: 161726-69-8</p>	<p>B3226 200mg 1g 5g</p>  <p>3-Bromothiopheno[3,2-b]thiophene CAS RN: 25121-83-9</p>	<p>B3507 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-3-hexylthiophene CAS RN: 69249-61-2</p>	<p>B3663 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-5-phenylthiophene CAS RN: 29488-24-2</p>	
<p>B3691 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-3-dodecylthiophene CAS RN: 139100-06-4</p>	<p>B3692 1g</p>  <p>2-Bromothiopheno[2,3-b]thiophene CAS RN: 25121-81-7</p>	<p>B3733 5g</p>  <p>2-Bromo-3-n-octylthiophene CAS RN: 145543-83-5</p>	<p>B3738 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-5-n-octylthiophene CAS RN: 172514-63-5</p>	<p>B3812 5g</p>  <p>2-Bromo-5-hexylthiophene CAS RN: 211737-28-9</p>	
<p>B3985 1g</p>  <p>2-Bromo-4-hexylthiophene CAS RN: 210705-84-3</p>	<p>B4050 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-thieno[2,3-b]thiophene CAS RN: 105125-00-6</p>	<p>B4126 200mg 1g</p>  <p>4-Bromothiophene-3-carboxaldehyde CAS RN: 18791-78-1</p>	<p>B4511 5g</p>  <p>2-Bromo-3-butylthiophene CAS RN: 145543-82-4</p>	<p>B4783 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)thiophene CAS RN: 303734-52-3</p>	
<p>B4789 1g</p>  <p>5-Bromo-2,2'-bithiophene CAS RN: 3480-11-3</p>	<p>B4855 1g</p>  <p>2-Bromo-5-(trimethylsilyl)thiophene CAS RN: 18246-28-1</p>	<p>B4856 200mg 1g</p>  <p>4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiophene CAS RN: 77998-61-9</p>	<p>B4885 200mg 1g</p>  <p>5-Bromo-2-(2-thienyl)pyridine CAS RN: 91891-74-6</p>	<p>B4886 200mg 1g</p>  <p>5-Bromo-2-(5-bromo-2-thienyl)pyridine CAS RN: 136902-53-9</p>	
<p>B5060 1g 5g</p>  <p>4-Bromo-2-thiophenemethanol CAS RN: 79757-77-0</p>	<p>B5106 1g 5g</p>  <p>2-(4-Bromophenyl)thiophene CAS RN: 40133-22-0</p>	<p>B5196 200mg 1g</p>  <p>2,5-Bis(trimethylsilyl)ethynylthieno[3,2-b]thiophene CAS RN: 139896-65-4</p>	<p>B5358 1g 5g</p>  <p>5,5'-Diformyl-2,2'-bithiophene CAS RN: 32364-72-0</p>	<p>B5396 200mg 1g</p>  <p>7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxaldehyde CAS RN: 852054-42-3</p>	
<p>B5406 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-5-decylthiophene CAS RN: 514188-72-8</p>	<p>B5407 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-5-dodecylthiophene CAS RN: 153561-74-1</p>	<p>B5408 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-3-tetradecylthiophene CAS RN: 500199-09-7</p>	<p>B5409 1g</p>  <p>2-Bromo-3-hexadecylthiophene CAS RN: 827343-08-8</p>	<p>B5410 1g</p>  <p>2-Bromo-3-octadecylthiophene CAS RN: 827343-18-0</p>	
<p>B5420 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-3-cyclohexylthiophene CAS RN: 241477-71-4</p>	<p>B5456 200mg</p>  <p>3-(5-Bromo-2-thienyl)-2,5-bis(2-ethylhexyl)-6-(2-thienyl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione CAS RN: 1308671-90-0</p>	<p>B5457 200mg 1g</p>  <p>5'-Bromo-[2,2'-bithiophene]-5-carbonitrile CAS RN: 176787-96-5</p>	<p>B5458 200mg 1g</p>  <p>2-[(5'-Bromo-[2,2'-bithiophen]-5-yl)-methylene]malononitrile CAS RN: 704890-84-6</p>	<p>B5475 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-5-(2-ethylhexyl)thiophene CAS RN: 925899-21-4</p>	

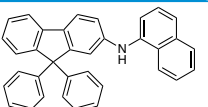
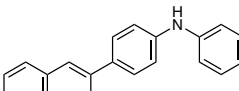
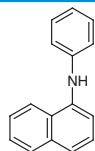
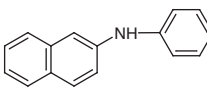
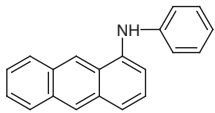
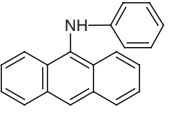
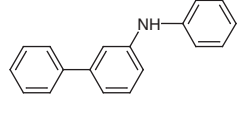
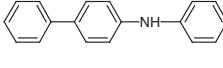
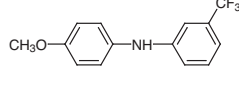
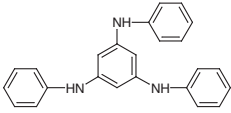
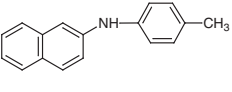
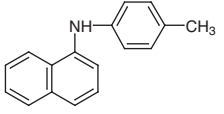
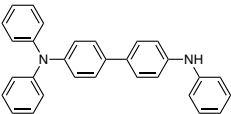
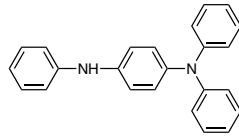
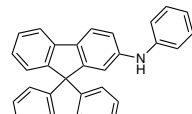
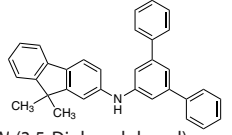
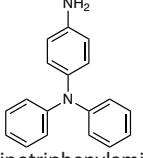
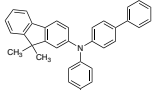
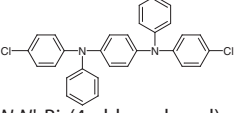
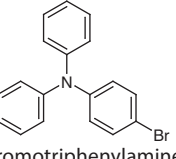
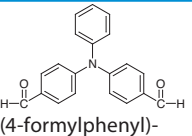
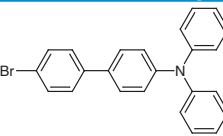
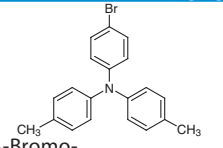
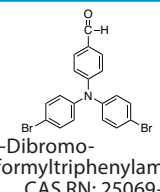
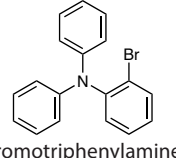
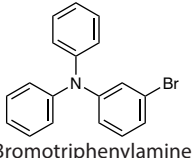
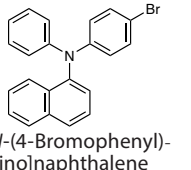
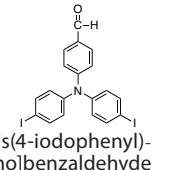
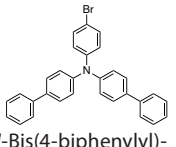
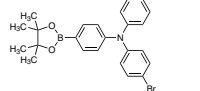
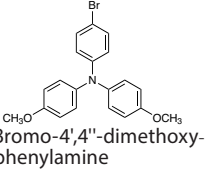
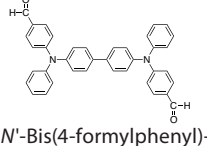
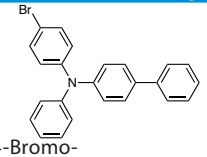
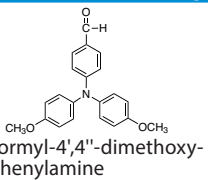
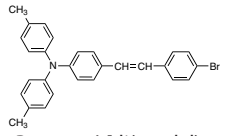
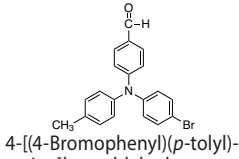
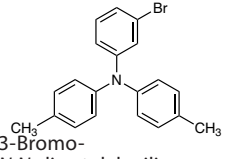
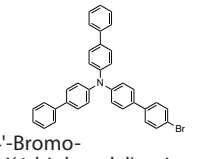
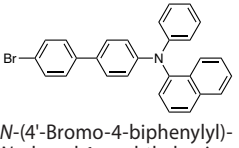
B5491 200mg 1g  2-(4-Bromophenyl)-5-phenylthiophene CAS RN: 118621-30-0	B5553 1g  2-Bromo-5-(4-hexylphenyl)thiophene CAS RN: 934368-79-3	B5690 200mg 1g  5,5''-Bis(trimethylstannyl)-2,2':5',2''-terthiophene CAS RN: 178931-63-0	B6395 1g 5g  2,5-Bis(trimethylstannyl)thiophene CAS RN: 86134-26-1	C2613 5g  2-Chloro-3-hexylthiophene CAS RN: 817181-75-2
C2715 200mg  4H-Cyclopenta[1,2-b:5,4-b']dithiophen-4-one CAS RN: 25796-77-4	C3021 200mg 1g  4H-Cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene CAS RN: 389-58-2	C3301 1g 5g  5-Chloro-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 635305-24-7	C3400 1g 5g  3-Cyclohexylthiophene CAS RN: 120659-34-9	D4181 1g 5g  4,4'-Dibromo-2,2'-bithiophene CAS RN: 51285-60-0
D4290 1g 5g  3-Dodecyl-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 960524-18-9	D4291 1g 5g  4-Dodecyl-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1173788-58-3	D4376 1g  2,5-Dibromothiophene 1,1-Dioxide CAS RN: 89088-95-9	D4874 1mL 5mL  2-Dodecylthiophene CAS RN: 4861-61-4	D5021 200mg 1g  2,5-Dibromo-N-(2-ethylhexyl)-3,4-thiophenedicarboximide CAS RN: 1231160-83-0
D5240 1mL 5mL  2-Decylthiophene CAS RN: 24769-39-9	D5241 1g 5g  2,5-Dibromo-3-tetradecylthiophene CAS RN: 160096-74-2	D5242 1g 5g  2,5-Dibromo-3-hexadecylthiophene CAS RN: 178452-13-6	D5243 1g  2,5-Dibromo-3-octadecylthiophene CAS RN: 205235-01-4	D5247 1g  2,5-Dibromo-3-cyclohexylthiophene CAS RN: 302912-44-3
D5374 1g  4,4'-Dibromo-3,3'-bithiophene CAS RN: 5556-13-8	D5492 200mg  DH-4T CAS RN: 132814-91-6	D5525 1g  3,4-Ethylenedioxythiophene-2-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 250726-93-3	D5544 1g  4-Dodecyl-2-(trimethylstannyl)thiophene CAS RN: 211181-63-4	D5587 200mg  Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene-2,6-dicarboxaldehyde CAS RN: 67061-73-8
D5729 1g 5g  2,5-Dibromo-3-fluorothiophene CAS RN: 32431-85-9	E1150 1g 5g  3,4-Ethylenedioxythiophene-2-carboxaldehyde CAS RN: 204905-77-1	E1294 1mL 5mL  2-(2-Ethylhexyl)thiophene CAS RN: 4891-44-5	E1295 1g  5-(2-Ethylhexyl)-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1390584-88-9	E1355 1g 5g  4-(2-Ethylhexyl)-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1224430-50-5
E1397 1g  N-(2-Ethylhexyl)-3,4-thiophenedicarboximide CAS RN: 1231160-82-9	F0548 1g  5'-Formyl-2,2'-bithiophene-5-boronic Acid CAS RN: 1369328-62-0	F0801 1g 5g  3-Formyl-2-thiopheneboronic Acid CAS RN: 17303-83-2	F1065 1g 5g  (5-Formyl-3-thienyl)boronic Acid CAS RN: 175592-59-3	F1133 1g 5g  5-Formylthiophene-2-carbonitrile CAS RN: 21512-16-3
H1294 1g 5g  4-Hexyl-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 883742-29-8	H1298 1g 5g 25g  3-Hexyl-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 850881-09-3	H1499 1g  4-Hexylthiophene-2-carboxaldehyde CAS RN: 222554-30-5	H1503 200mg  4-Hexylthiophene-2-carbonitrile CAS RN: 1224430-39-0	H1680 1g  4-Hexyl-2-(trimethylstannyl)thiophene CAS RN: 154717-22-3

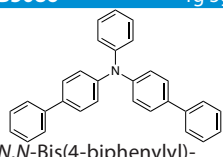
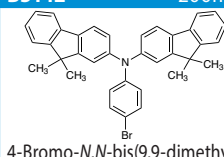
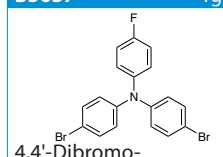
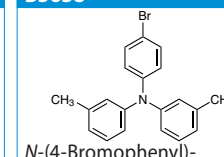
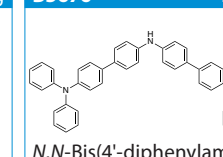
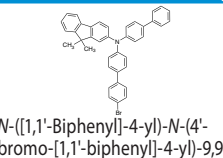
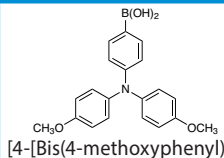
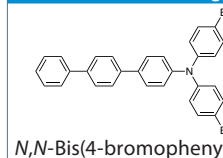
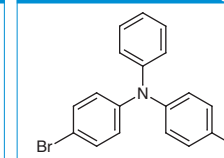
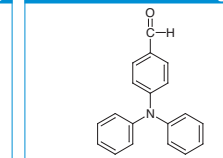
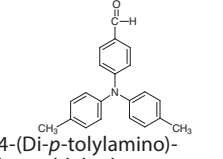
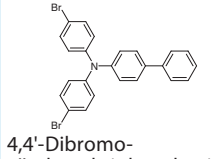
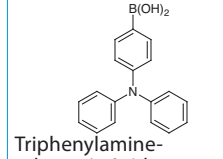
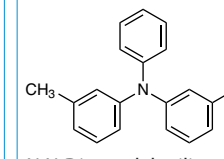
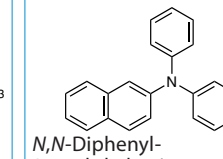
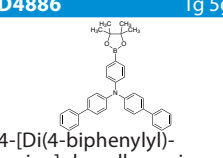
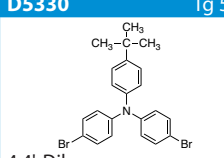
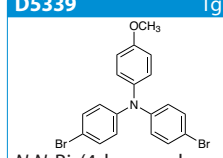
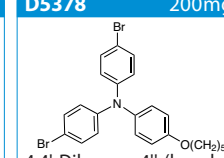
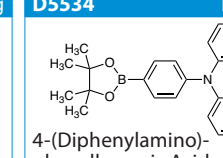
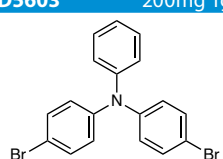
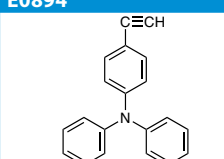
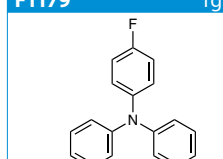
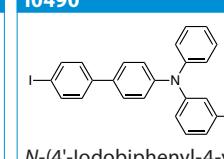
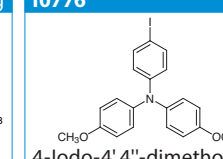
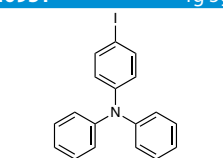
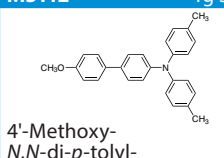
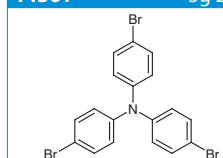
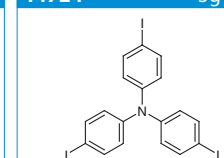
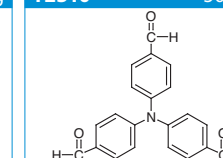
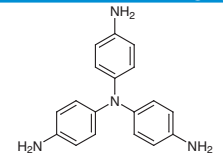
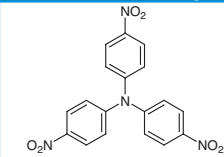
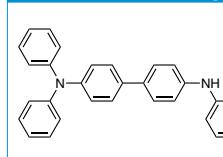
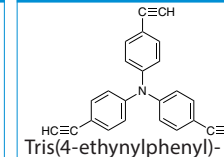
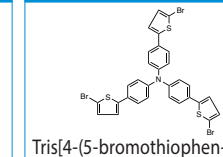
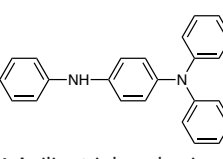
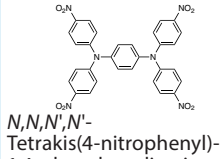
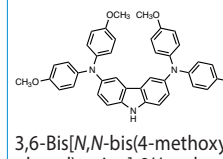
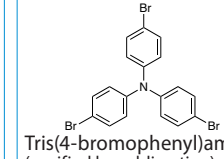
<p>I0998 1g</p>  <p>2-Iodo-5-phenylthiophene CAS RN: 13781-37-8</p>	<p>M2840 1g 5g</p>  <p>4-Methyl-2-thiopheneboronic Acid CAS RN: 162607-15-0</p>	<p>M2959 1g</p>  <p>5-Methylthiophene-2-carbonitrile CAS RN: 72835-25-7</p>	<p>M3001 1g 5g</p>  <p>Methyl Thieno[3,2-b]-thiophene-2-carboxylate CAS RN: 98800-10-3</p>	<p>M3054 1g 5g</p>  <p>2-Formyl-4-methylthiophene CAS RN: 6030-36-0</p>
<p>O0394 200mg 1g</p>  <p>N-n-Octyl-3,4-thiophenedicarboximide CAS RN: 773881-43-9</p>	<p>O0410 1g 5g</p>  <p>3-n-Octyl-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 405165-14-2</p>	<p>O0411 1g 5g</p>  <p>4-n-Octyl-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 405165-12-0</p>	<p>P2210 200mg 1g</p>  <p>1-(4-Propylphenyl)-2,5-di(2-thienyl)-1H-pyrrole CAS RN: 499793-84-9</p>	<p>P2451 5g 25g</p>  <p>2-Propylthiophene CAS RN: 1551-27-5</p>
<p>P2501 1g</p>  <p>5-Phenylthiophene-2-carboxaldehyde CAS RN: 19163-21-4</p>	<p>T1805 1g</p>  <p>2,2':5',2''-Terthiophene-5-carboxaldehyde CAS RN: 7342-41-8</p>	<p>T2518 1g 5g 25g</p>  <p>2,2'-Bithiophene-5-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 479719-88-5</p>	<p>T2621 1g</p>  <p>Thieno[3,2-b]thiophene-2-boronic Acid CAS RN: 160032-40-6</p>	<p>T2699 1g 5g 25g</p>  <p>3,3',5,5'-Tetrabromo-2,2'-bithiophene CAS RN: 125143-53-5</p>
<p>T2772 1g</p>  <p>2,3,5,6-Tetrabromo-thieno[3,2-b]thiophene CAS RN: 124638-53-5</p>	<p>T2897 1g</p>  <p>3,4-Thiophenedicarboxylic Anhydride CAS RN: 6007-85-8</p>	<p>T3156 200mg 1g</p>  <p>Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic Acid CAS RN: 1723-27-9</p>	<p>T3190 1g 5g</p>  <p>3-(Trimethylsilylethynyl)-thiophene CAS RN: 130995-13-0</p>	<p>T3221 200mg 1g</p>  <p>Thieno[3,2-b]thiophene-2-carbonitrile CAS RN: 40985-58-8</p>
<p>T3342 1g 5g</p>  <p>2,3-Thiophenedicarboxylic Anhydride CAS RN: 6007-83-6</p>	<p>T3343 500mg</p>  <p>3,4-Diformylthiophene CAS RN: 1073-31-0</p>	<p>T3485 1g 5g</p>  <p>5-Formyl-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 1040281-83-1</p>	<p>ベンゾチオフェン</p>	
<p>A1497 5g 25g</p>  <p>2-Acetylbenzo[b]thiophene CAS RN: 22720-75-8</p>				
<p>B0093 5g 25g</p>  <p>Benzo[b]thiophene CAS RN: 95-15-8</p>	<p>B2033 1g</p>  <p>Benzo[b]thiophene-2-carboxylic Acid CAS RN: 6314-28-9</p>	<p>B2893 1g 5g 25g</p>  <p>Benzo[b]thiophene-2-boronic Acid CAS RN: 98437-23-1</p>	<p>B3147 1g 5g</p>  <p>3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene CAS RN: 1198-51-2</p>	<p>B3464 1g 5g</p>  <p>Benzo[1,2-b:4,5-b']-dithiophene CAS RN: 267-65-2</p>
<p>B3525 5g 25g</p>  <p>2-Bromodibenzothiophene CAS RN: 22439-61-8</p>	<p>B3561 1g</p>  <p>2-(2-Pyridyl)-benzo[b]thiophene CAS RN: 38210-35-4</p>	<p>B3762 1g 5g</p>  <p>5-Bromobenzo[b]thiophene CAS RN: 4923-87-9</p>	<p>B3777 5g</p>  <p>Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde CAS RN: 3541-37-5</p>	<p>B3793 1g 5g</p>  <p>Benzo[1,2-b:4,5-b']-dithiophene-4,8-dione CAS RN: 32281-36-0</p>
<p>B4086 1g 5g</p>  <p>Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde CAS RN: 5381-20-4</p>	<p>B4158 1g 5g</p>  <p>Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 861398-06-3</p>	<p>B4395 200mg 1g 5g</p>  <p>4,8-Bis(2-ethylhexyloxy)-benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene CAS RN: 1160823-77-7</p>	<p>B4437 200mg</p>  <p>4,8-Bis[5-(2-ethylhexyl)thiophen-2-yl]-2,6-bis(trimethylstannyl)-benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene CAS RN: 1352642-37-5</p>	<p>B4449 1g 5g</p>  <p>4-Bromodibenzothiophene CAS RN: 97511-05-2</p>

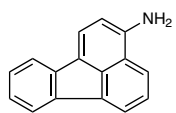
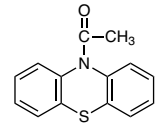
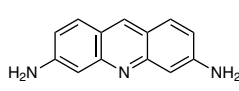
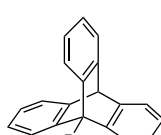
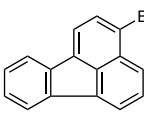
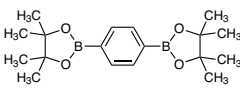
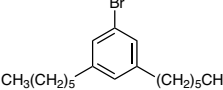
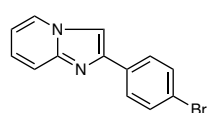
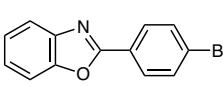
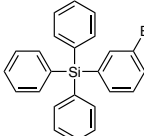
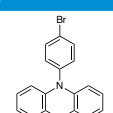
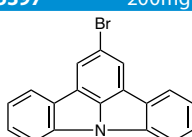
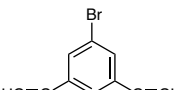
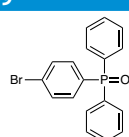
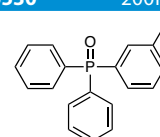
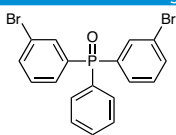
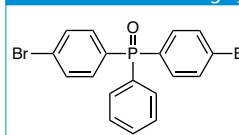
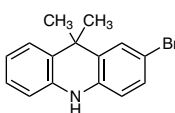
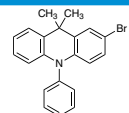
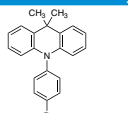
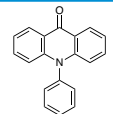
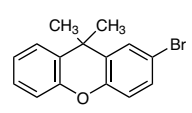
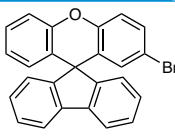
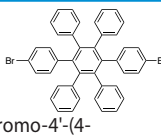
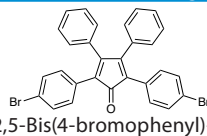
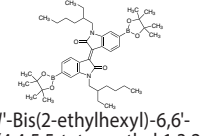
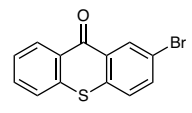
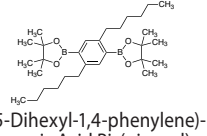
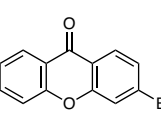
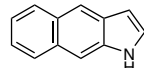
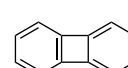
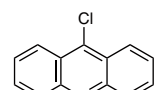
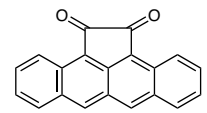
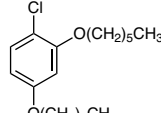
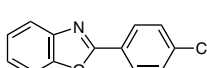
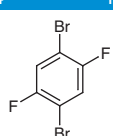
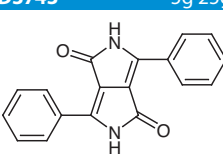
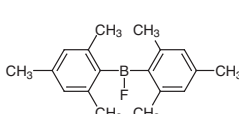
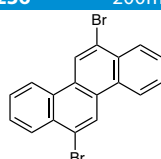
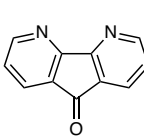
<p>B4628 1g 5g</p>  <p>Benzo[b]thiophene-2-methanol CAS RN: 17890-56-1</p>	<p>B4637 1g 5g</p>  <p>Benzo[b]thiophene-2-carbonyl Chloride CAS RN: 39827-11-7</p>	<p>B4650 200mg 1g</p>  <p>Benzo[b]thiophene-3-carboxylic Acid CAS RN: 5381-25-9</p>	<p>B4774 1g 5g</p>  <p>Benzo[b]thiophene-3-boronic Acid CAS RN: 113893-08-6</p>	<p>B4829 200mg 1g</p>  <p>7-Bromobenzo[b]thiophene CAS RN: 1423-61-6</p>
<p>B4904 200mg 1g</p>  <p>2-Bromo-8-iododibenzothiophene CAS RN: 1206544-88-8</p>	<p>B4951 1g 5g</p>  <p>Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene CAS RN: 205-43-6</p>	<p>B5016 200mg 1g</p>  <p>2-(4-Bromophenyl)-benzo[b]thiophene CAS RN: 19437-86-6</p>	<p>B5267 200mg 1g</p>  <p>2-Bromodibenzosulfolane CAS RN: 53846-85-8</p>	<p>B5268 200mg</p>  <p>3-Bromodibenzosulfolane CAS RN: 116668-69-0</p>
<p>B5384 200mg 1g</p>  <p>4-(4-Bromophenyl)-dibenzothiophene CAS RN: 530402-77-8</p>	<p>B5434 200mg 1g</p>  <p>5H-Benzo[4,5]-thieno[3,2-c]carbazole CAS RN: 1255308-97-4</p>	<p>B5452 1g 5g</p>  <p>3-Bromodibenzothiophene CAS RN: 97511-04-1</p>	<p>B5454 200mg 1g</p>  <p>4,8-Bis(dodecyloxy)-benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene CAS RN: 1044795-04-1</p>	<p>B5484 200mg</p>  <p>4,8-Bis(n-octyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-dicarbaldehyde CAS RN: 1668554-22-0</p>
<p>B5485 200mg</p>  <p>4,8-Bis[5-(2-ethylhexyl)-thiophen-2-yl]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene CAS RN: 1352642-35-3</p>	<p>B5490 500mg 5g</p>  <p>4,8-Bis[(2-ethylhexyl)oxy]-2,6-bis(trimethylstannyl)-benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene CAS RN: 1160823-78-8</p>	<p>B5523 1g</p>  <p>6-Bromobenzo[b]thiophene CAS RN: 17347-32-9</p>	<p>B5551 200mg 1g</p>  <p>Benzo[b]benzo[4,5]-thieno[2,3-d]thiophene CAS RN: 248-70-4</p>	<p>B5589 5g 25g</p>  <p>3-Bromobenzo[b]thiophene CAS RN: 7342-82-7</p>
<p>B5752 200mg 1g</p>  <p>N-(4-Biphenyl)-dibenzo[b,d]thiophen-4-amine CAS RN: 1448185-87-2</p>	<p>B5821 1g</p>  <p>Benzo[b]thiophene-3-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 171364-86-6</p>	<p>B5768 200mg</p>  <p>[4,8-Bis[5-(2-ethylhexyl)thieno[3,2-b]thiophen-2-yl]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-diyl]bis(trimethylstannane) CAS RN: 1444200-40-1</p>	<p>B5861 1g</p>  <p>1-Bromodibenzothiophene CAS RN: 65642-94-6</p>	
<p>B5940 1g 5g</p>  <p>5-Bromobenzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene CAS RN: 189097-35-6</p>	<p>B6247 100mg</p>  <p>2-Bromo-[1]benzothieno[3,2-b]-[1]benzothiophene CAS RN: 1398397-58-4</p>	<p>C2286 1g</p>  <p>3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl Chloride CAS RN: 21815-91-8</p>	<p>C2457 5g 25g</p>  <p>5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene CAS RN: 19404-18-3</p>	<p>D0148 5g 25g</p>  <p>Dibenzothiophene CAS RN: 132-65-0</p>
<p>D2223 100mg</p>  <p>2,8-Dimethyldibenzothiophene CAS RN: 1207-15-4</p>	<p>D2245 1g 5g 25g</p>  <p>2,8-Dibromodibenzothiophene CAS RN: 31574-87-5</p>	<p>D3954 1g 5g</p>  <p>2,6-Dibromobenzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene CAS RN: 909280-97-3</p>	<p>D4057 1g 5g</p>  <p>Dibenzothiophene-4-boronic Acid CAS RN: 108847-20-7</p>	<p>D4153 5g 25g</p>  <p>Dibenzosulfolane CAS RN: 1016-05-3</p>
<p>D5027 200mg 1g</p>  <p>2,8-Dibromodibenzosulfolane CAS RN: 40307-15-1</p>	<p>D5052 200mg</p>  <p>3,7-Dibromodibenzosulfolane CAS RN: 83834-12-2</p>	<p>D5521 200mg 1g</p>  <p>Dibenzob[d]thiophen-2-amine CAS RN: 7428-91-3</p>	<p>D5604 1g 5g</p>  <p>2,3-Dibromobenzo[b]thiophene CAS RN: 6287-82-7</p>	<p>D5923 500mg</p>  <p>2,6-Dibromobenzo[1,2-b:5,4-b']dithiophene CAS RN: 1242077-24-2</p>

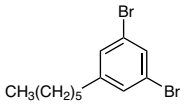
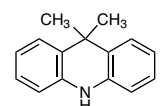
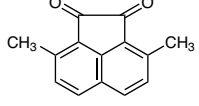
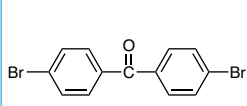
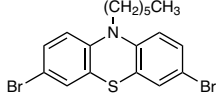
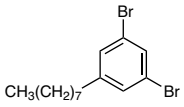
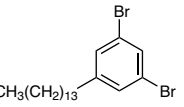
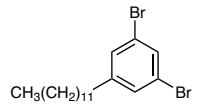
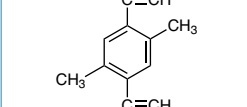
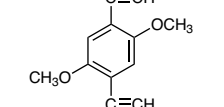
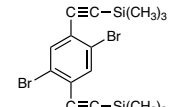
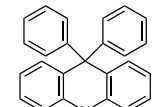
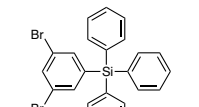
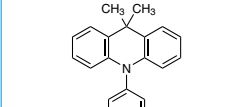
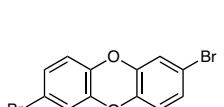
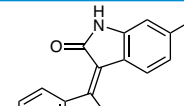
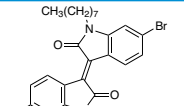
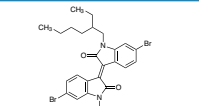
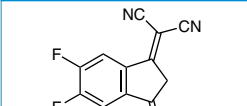
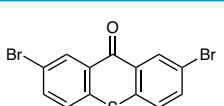
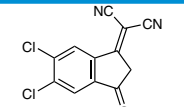
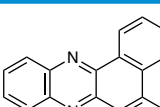
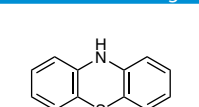
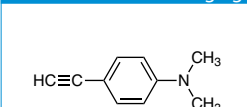
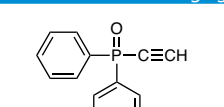
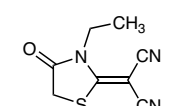
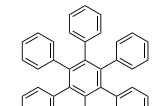
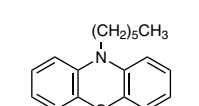
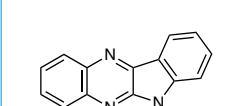
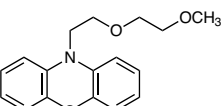
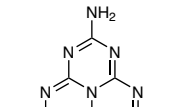
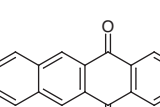
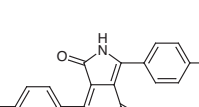
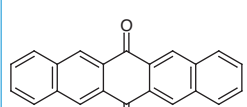
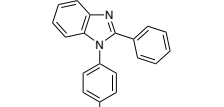
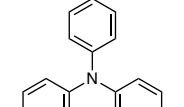
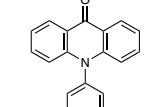
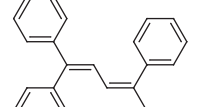
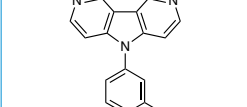
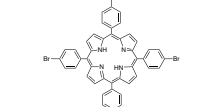
<p>D6032 200mg 1g</p>  <p>Dibenzo[<i>b,d</i>]thiophen-3-ylboronic Acid CAS RN: 108847-24-1</p>	<p>D6087 1g 5g</p>  <p>4,6-Dimethyldibenzo[<i>b,d</i>]thiophene CAS RN: 1207-12-1</p>	<p>H1628 50mg 200mg</p>  <p>2-(4-Hydroxyphenyl)-benzo[<i>b</i>]thiophene-6-ol CAS RN: 63676-22-2</p>	<p>I0947 1g 5g</p>  <p>4-Iododibenzothiophene CAS RN: 132034-89-0</p>	<p>I0973 200mg 1g</p>  <p>2-Iododibenzothiophene CAS RN: 177586-41-3</p>	
<p>M1429 1g 5g</p>  <p>2-Methylthianaphthene CAS RN: 1195-14-8</p>	<p>M1952 1g 5g</p>  <p>3-Methylbenzo[<i>b</i>]thiophene CAS RN: 1455-18-1</p>	<p>M2345 5g 25g</p>  <p>6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-benzo[<i>b</i>]thiophene CAS RN: 63675-74-1</p>	<p>M2974 1g 5g</p>  <p>5-Methylbenzo[<i>b</i>]thiophene CAS RN: 14315-14-1</p>	<p>P2510 1g 5g</p>  <p>4-Phenylidibenzothiophene CAS RN: 98251-31-1</p>	
<p>T3236 1g 5g</p>  <p>4-Dibenzothiopheneboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 912824-84-1</p>	<p>T3850 100mg</p>  <p>TES-NTI CAS RN: 2195419-19-1</p>	<p>シロール</p>		<p>B4233 200mg</p>  <p>2,5-Bis(2,2'-bipyridin-6-yl)-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilole CAS RN: 350042-00-1</p>	<p>D4308 1g 5g</p>  <p>9,9-Dimethyl-9H-9-silafluorene CAS RN: 13688-68-1</p>
<p>D4310 1g 5g</p>  <p>2,5-Dibromo-1,1,3,4-tetraphenylsilole CAS RN: 200068-36-6</p>	<p>D4631 1g 5g</p>  <p>2,5-Dibromo-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilole CAS RN: 686290-22-2</p>	<p>D4799 100mg</p>  <p>2,6-Dibromo-4,4-di-<i>n</i>-octyldithieno[3,2-<i>b</i>:2',3'-<i>d</i>]silole CAS RN: 1160106-14-8</p>	<p>D5034 200mg 1g</p>  <p>9,9-Diphenyl-9H-9-silafluorene CAS RN: 5550-08-3</p>	<p>S0983 200mg 1g</p>  <p>9,9'-Spiro[9H-9-silafluorene] CAS RN: 159-68-2</p>	
<p>二級 アリール アミン</p>		<p>A2741 1g 5g</p>  <p>2-Anilino-9,9-dimethylfluorene CAS RN: 355832-04-1</p>	<p>A2903 1g</p>  <p>4-Anilino-<i>p</i>-terphenyl CAS RN: 897671-81-7</p>	<p>B2429 1g 5g</p>  <p>4,4'-Iminobis(biphenyl) CAS RN: 102113-98-4</p>	<p>B2684 1g 5g</p>  <p>Bis(4-bromophenyl)amine CAS RN: 16292-17-4</p>
<p>B2685 1g 5g</p>  <p>Bis(4-iodophenyl)amine CAS RN: 20255-70-3</p>	<p>B2803 25g 500g</p>  <p>Bis(4-<i>tert</i>-butylphenyl)amine CAS RN: 4627-22-9</p>	<p>B3949 5g 25g</p>  <p>4-Bromodiphenylamine CAS RN: 54446-36-5</p>	<p>B4424 1g 5g</p>  <p>2-(4-Biphenyl)amino-9,9-dimethylfluorene CAS RN: 897671-69-1</p>	<p>B4664 1g 5g</p>  <p>Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)amine CAS RN: 500717-23-7</p>	
<p>B4866 1g 5g</p>  <p><i>N</i>-(4-Biphenyl)-2-biphenyl-amine CAS RN: 137275-52-4</p>	<p>B4887 1g 5g</p>  <p>3-[4-(4-Biphenylamino)phenyl]-9-phenylcarbazole CAS RN: 1160294-96-1</p>	<p>B5047 200mg 1g</p>  <p><i>N</i>-(4-Biphenyl)-1-naphthylamine CAS RN: 446242-37-1</p>	<p>B5048 200mg 1g</p>  <p>Bis(3-biphenyl)amine CAS RN: 169224-65-1</p>	<p>B5122 1g 5g</p>  <p>2-(2-Biphenyl)amino-9,9-dimethylfluorene CAS RN: 1198395-24-2</p>	
<p>B5148 200mg 1g</p>  <p>Di-2,4-xylylamine CAS RN: 19616-28-5</p>	<p>B5633 1g 5g</p>  <p><i>N,N'</i>-Bis(4-methoxyphenyl)-benzidine CAS RN: 59131-00-9</p>	<p>B5662 1g</p>  <p>Bis(3,4-dimethylphenyl)amine CAS RN: 55389-75-8</p>	<p>B5676 1g 5g</p>  <p><i>N,N</i>-Bis(4'-diphenylamino-4-biphenyl)amine CAS RN: 167218-39-5</p>	<p>B5744 1g 5g</p>  <p>2-Bromodiphenylamine CAS RN: 61613-22-7</p>	

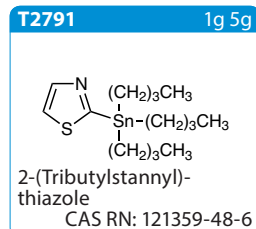
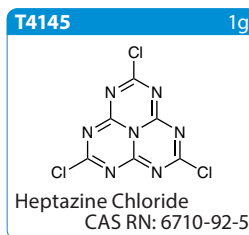
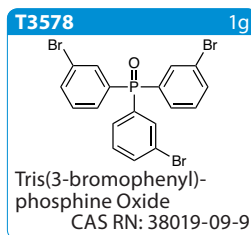
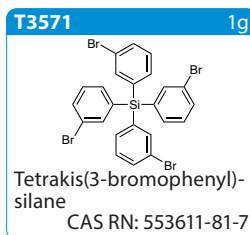
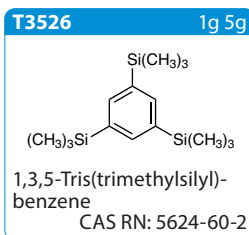
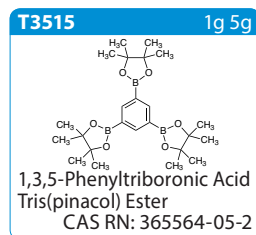
B5752 200mg 1g  <i>N</i> -(4-Biphenyl)- dibenzo[<i>b,d</i>]thiophen- 4-amine CAS RN: 1448185-87-2	B5793 1g 5g  2-(3-Biphenyl)amino- 9,9-dimethylfluorene CAS RN: 1372778-66-9	B5807 1g  4-(<i>tert</i> -Butyl)- <i>N</i> -(4-isopropylphenyl)aniline CAS RN: 782504-35-2	B6030 1g 5g  <i>N</i> -(4-Biphenyl)- 2-naphthylamine CAS RN: 6336-92-1	B6083 1g  <i>N</i> -(9-Phenanthryl)- 4-biphenylamine CAS RN: 443965-64-8
B6084 1g  <i>N</i> -[4-(<i>tert</i> -Butyl)phenyl]- 9,9-dimethyl-9 <i>H</i> -fluoren- 2-amine CAS RN: 944418-46-6	B6133 1g 5g  <i>N</i> -(4-Bromophenyl)-9,9- dimethyl-9 <i>H</i> -fluoren-2-amine CAS RN: 1644059-09-5	B6137 1g 5g  <i>N</i> -(Biphenyl-4-yl)biphenyl- 3-amine CAS RN: 570391-47-8	B6153 1g 5g  Bis[4-(hexyloxy)phenyl]- amine CAS RN: 1158909-71-7	B6335 5g 25g  4- <i>tert</i> -Butyl- <i>N</i> -phenylaniline CAS RN: 4496-49-5
B6464 200mg 1g  <i>N</i> -([1,1'-Biphenyl]-4-yl)- 9,9-diphenyl-9 <i>H</i> -fluoren- 2-amine CAS RN: 1268520-04-2	D0609 25g 100g 500g  <i>N,N'</i> -Diphenyl- 1,4-phenylenediamine CAS RN: 74-31-7	D0632 1g 5g  Di- <i>p</i> -anisylamine CAS RN: 101-70-2	D0812 25g 500g  <i>N,N'</i> -Di-2-naphthyl- 1,4-phenylenediamine CAS RN: 93-46-9	D0872 25g 500g  Diphenylamine CAS RN: 122-39-4
D0878 5g 25g  <i>N,N'</i> -Diphenylbenzidine CAS RN: 531-91-9	D0950 5g 25g  <i>p,p'</i> -Ditolylamine CAS RN: 620-93-9	D1512 5g 25g  <i>m,m'</i> -Ditolylamine CAS RN: 626-13-1	D2986 1g  1,1'-Dinaphthylamine CAS RN: 737-89-3	D2988 1g 5g  1,2'-Dinaphthylamine (purified by sublimation) CAS RN: 4669-06-1
D3398 25g  <i>N</i> -Phenyl-2,4-xylidine CAS RN: 25078-04-0	D3567 1g 5g  <i>N,N'</i> -Di- <i>p</i> -tolylbenzidine CAS RN: 10311-61-2	D3845 25g  <i>N</i> -Phenyl-3,4-xylidine CAS RN: 17802-36-7	D4768 1g 5g  <i>N,N'</i> -Di(1-naphthyl)benzidine (purified by sublimation) CAS RN: 152670-41-2	D5028 200mg 1g 5g  9,10-Dihydro- 9,9-dimethylacridine CAS RN: 6267-02-3
D5567 1g 5g  <i>N,9</i> -Diphenyl-9 <i>H</i> -carbazol- 3-amine CAS RN: 894791-43-6	D5801 1g 5g  9,9-Dimethyl- <i>N</i> -(2-naphthyl)- 9 <i>H</i> -fluoren-2-amine CAS RN: 1263001-82-6	D5811 1g 5g  Di([1,1':3',1''-terphenyl]- 4-yl)amine CAS RN: 897671-71-5	F0630 1g 5g  4-Fluorodiphenylamine CAS RN: 330-83-6	F1070 200mg  5'-Fluoro- <i>N</i> -phenyl-[1,1':3',1''- terphenyl]-4'-amine CAS RN: 1228153-91-0
M1135 25g 500g  3-Methoxydiphenylamine CAS RN: 101-16-6	M1173 1g 5g  4-Methyldiphenylamine CAS RN: 620-84-8	M1258 25g  3-Methyldiphenylamine CAS RN: 1205-64-7	M1286 25g  4-Methoxy- 2-methyldiphenylamine CAS RN: 41317-15-1	M2069 5g 25g  4-Methoxydiphenylamine CAS RN: 1208-86-2
M2070 5g 25g  4-Methoxy- 4'-methyldiphenylamine CAS RN: 39253-43-5	M3064 1g 5g  2-Methyl- <i>N</i> -(<i>m</i> -tolyl)- aniline CAS RN: 34801-11-1	M3065 1g 5g  3-Methoxy- <i>N</i> -(4-methoxyphenyl)aniline CAS RN: 3661-49-2	M3067 1g 5g  2,4'-Dimethoxy- diphenylamine CAS RN: 58751-07-8	N1053 200mg 1g  <i>N</i> -[4-(1-Naphthyl)phenyl]- 4-biphenylamine CAS RN: 897921-59-4

<p>N1106 1g</p>  <p>N-(Naphthalen-1-yl)-9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine CAS RN: 1196694-11-7</p>	<p>N1134 1g 5g</p>  <p>4-(Naphthalen-2-yl)-N-phenylaniline CAS RN: 897671-79-3</p>	<p>P0197 25g 500g</p>  <p>1-Anilinonaphthalene CAS RN: 90-30-2</p>	<p>P0198 25g 500g</p>  <p>2-Anilinonaphthalene CAS RN: 135-88-6</p>	<p>P1494 500mg</p>  <p>1-Anilinoanthracene CAS RN: 98683-00-2</p>	
<p>P1496 1g 5g</p>  <p>9-Anilinoanthracene CAS RN: 15424-38-1</p>	<p>P1497 500mg</p>  <p>3-Anilobiphenyl CAS RN: 198275-79-5</p>	<p>P1498 500mg</p>  <p>4-Anilobiphenyl CAS RN: 32228-99-2</p>	<p>T1326 1g 5g</p>  <p>3-Trifluoromethyl-4'-methoxy-diphenylamine CAS RN: 1494-26-4</p>	<p>T1831 5g 25g</p>  <p>1,3,5-Tris(phenylamino)-benzene CAS RN: 102664-66-4</p>	
<p>T2065 500mg</p>  <p>2-(p-Toluidino)naphthalene CAS RN: 644-16-6</p>	<p>T2201 500mg</p>  <p>1-(p-Toluidino)naphthalene CAS RN: 634-43-5</p>	<p>T2891 1g 5g</p>  <p>N,N'-Triphenylbenzidine CAS RN: 167218-30-6</p>	<p>T3367 200mg 1g</p>  <p>4-Anilino-triphenylamine CAS RN: 19606-98-5</p>	<p>T3746 1g 5g</p>  <p>N,9,9-Triphenyl-9H-fluoren-2-amine CAS RN: 860465-14-1</p>	
<p>T3807 1g</p>  <p>N-(3,5-Diphenylphenyl)-9,9-dimethylfluoren-2-amine CAS RN: 1372778-68-1</p>	<p>三級 アリール アミン</p>		<p>A2624 200mg</p>  <p>4-Aminotriphenylamine CAS RN: 2350-01-8</p>	<p>A2858 1g 5g</p>  <p>2-Amino-N-[(1,1'-biphenyl)-4-yl]-N-(4-bromophenyl)-9,9-dimethylfluorene CAS RN: 1246562-40-2</p>	<p>B1336 1g</p>  <p>N,N'-Bis(4-chlorophenyl)-N,N'-diphenyl-1,4-phenylenediamine CAS RN: 113703-66-5</p>
<p>B2633 5g 25g</p>  <p>4-Bromotriphenylamine CAS RN: 36809-26-4</p>	<p>B2843 1g</p>  <p>Bis(4-formylphenyl)-phenylamine (purified by sublimation) CAS RN: 53566-95-3</p>	<p>B2844 250mg 1g</p>  <p>4-Bromo-4'-(diphenylamino)biphenyl CAS RN: 202831-65-0</p>	<p>B3089 1g 5g</p>  <p>4-Bromo-N,N-di-p-tolylaniline CAS RN: 58047-42-0</p>	<p>B3991 200mg</p>  <p>4,4'-Dibromo-4''-formyltriphenylamine CAS RN: 25069-38-9</p>	
<p>B4008 5g</p>  <p>2-Bromotriphenylamine CAS RN: 78600-31-4</p>	<p>B4036 1g 5g</p>  <p>3-Bromotriphenylamine CAS RN: 78600-33-6</p>	<p>B4299 200mg 1g</p>  <p>1-[N-(4-Bromophenyl)-anilino]naphthalene CAS RN: 138310-84-6</p>	<p>B4543 200mg</p>  <p>4-[Bis(4-iodophenyl)-amino]benzaldehyde CAS RN: 808758-81-8</p>	<p>B4550 5g 25g</p>  <p>N,N-Bis(4-biphenyl)-N-(4-bromophenyl)amine CAS RN: 499128-71-1</p>	
<p>B4660 200mg 1g</p>  <p>4-[Bis(4-bromophenyl)-amino]phenylboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 850153-24-1</p>	<p>B4667 1g 5g</p>  <p>4-Bromo-4''-dimethoxy-triphenylamine CAS RN: 194416-45-0</p>	<p>B4793 200mg 1g</p>  <p>N,N'-Bis(4-formylphenyl)-N,N'-diphenylbenzidine CAS RN: 137911-28-5</p>	<p>B4812 1g 5g</p>  <p>4-Bromo-4'-phenyltriphenylamine CAS RN: 503299-24-9</p>	<p>B4905 1g</p>  <p>4-Formyl-4''-dimethoxy-triphenylamine CAS RN: 89115-20-8</p>	
<p>B4906 200mg 1g</p>  <p>4-Bromo-4'-(di-p-tolyl)-amino]stilbene CAS RN: 101186-77-0</p>	<p>B4922 200mg 1g</p>  <p>4-[(4-Bromophenyl)(p-tolyl)-amino]benzaldehyde CAS RN: 733744-98-4</p>	<p>B5019 1g</p>  <p>3-Bromo-N,N-di-p-tolylaniline CAS RN: 845526-91-2</p>	<p>B5020 1g 5g</p>  <p>4'-Bromo-tri(4-biphenyl)amine CAS RN: 728039-63-2</p>	<p>B5049 200mg 1g</p>  <p>N-(4'-Bromo-4-biphenyl)-N-phenyl-1-naphthylamine CAS RN: 352359-42-3</p>	

<p>B5086 1g 5g</p>  <p><i>N,N</i>-Bis(4-biphenyl)-aniline CAS RN: 122215-84-3</p>	<p>B5142 200mg</p>  <p>4-Bromo-<i>N,N</i>-bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)aniline CAS RN: 313050-71-4</p>	<p>B5637 1g 5g</p>  <p>4,4'-Dibromo-4''-fluorotriphenylamine CAS RN: 1429194-04-6</p>	<p>B5638 1g</p>  <p><i>N</i>-(4-Bromophenyl)-3-methyl-<i>N</i>-(<i>m</i>-tolyl)aniline CAS RN: 203710-89-8</p>	<p>B5676 1g 5g</p>  <p><i>N,N</i>-Bis(4'-diphenylamino-4-biphenyl)amine CAS RN: 167218-39-5</p>
<p>B5719 1g</p>  <p><i>N</i>-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-<i>N</i>-(4'-bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine CAS RN: 1268621-99-3</p>	<p>B6005 1g</p>  <p>[4-[Bis(4-methoxyphenyl)-amino]phenyl]boronic Acid CAS RN: 201802-29-1</p>	<p>B6126 1g 5g</p>  <p><i>N,N</i>-Bis(4-bromophenyl)-4-amino-<i>p</i>-terphenyl CAS RN: 2205054-16-4</p>	<p>D1910 1g 5g</p>  <p>4,4'-Dibromotriphenylamine CAS RN: 81090-53-1</p>	<p>D2172 5g 25g</p>  <p><i>p</i>-Formyltriphenylamine CAS RN: 4181-05-9</p>
<p>D2737 1g 5g</p>  <p>4-(Di-<i>p</i>-tolylamino)-benzaldehyde CAS RN: 42906-19-4</p>	<p>D3303 1g</p>  <p>4,4'-Dibromo-4''-phenyltriphenylamine CAS RN: 884530-69-2</p>	<p>D3537 1g 5g</p>  <p>Triphenylamine-4-boronic Acid CAS RN: 201802-67-7</p>	<p>D4755 1g 5g</p>  <p><i>N,N</i>-Di-<i>m</i>-tolylaniline CAS RN: 13511-11-0</p>	<p>D4843 1g 5g</p>  <p><i>N,N</i>-Diphenyl-2-naphthylamine CAS RN: 6940-30-3</p>
<p>D4886 1g 5g</p>  <p>4-[Di(4-biphenyl)-amino]phenylboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 952431-30-0</p>	<p>D5330 1g 5g</p>  <p>4,4'-Dibromo-4''-tert-butyltriphenylamine CAS RN: 852534-22-6</p>	<p>D5339 1g 5g</p>  <p><i>N,N</i>-Bis(4-bromophenyl)-4-methoxyaniline CAS RN: 100308-69-8</p>	<p>D5378 200mg 1g</p>  <p>4,4'-Dibromo-4''-(hexyloxy)-triphenylamine CAS RN: 1456880-51-5</p>	<p>D5534 1g 5g</p>  <p>4-(Diphenylamino)-phenylboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 267221-88-5</p>
<p>D5603 200mg 1g</p>  <p>4,4'-Dibromotriphenylamine CAS RN: 81090-53-1</p>	<p>E0894 1g</p>  <p>4-Ethynyltriphenylamine CAS RN: 205877-26-5</p>	<p>F1179 1g 5g</p>  <p>4-Fluorotriphenylamine CAS RN: 437-25-2</p>	<p>I0490 1g</p>  <p><i>N</i>-(4'-Iodobiphenyl-4-yl)-<i>N</i>-(<i>m</i>-tolyl)aniline CAS RN: 195443-34-6</p>	<p>I0776 1g</p>  <p>4-Iodo-4',4''-dimethoxytriphenylamine CAS RN: 201802-15-5</p>
<p>I0951 1g 5g</p>  <p>4-Iodotriphenylamine CAS RN: 38257-52-2</p>	<p>M3112 1g 5g</p>  <p>4'-Methoxy-<i>N,N</i>-di-<i>p</i>-tolyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine CAS RN: 129119-41-1</p>	<p>T1361 5g 25g</p>  <p>Tris(4-bromophenyl)amine CAS RN: 4316-58-9</p>	<p>T1724 5g 25g</p>  <p>Tris(4-iodophenyl)amine CAS RN: 4181-20-8</p>	<p>T2310 500mg</p>  <p>Tris(4-formylphenyl)amine CAS RN: 119001-43-3</p>
<p>T2332 1g 5g</p>  <p>Tris(4-aminophenyl)amine CAS RN: 5981-09-9</p>	<p>T2333 5g 25g</p>  <p>Tris(4-nitrophenyl)amine CAS RN: 20440-93-1</p>	<p>T2891 1g 5g</p>  <p><i>N,N,N'</i>-Triphenylbenzidine CAS RN: 167218-30-6</p>	<p>T3094 1g</p>  <p>Tris(4-ethynylphenyl)amine CAS RN: 189178-09-4</p>	<p>T3315 200mg</p>  <p>Tris[4-(5-bromothiophen-2-yl)phenyl]amine CAS RN: 339985-36-3</p>
<p>T3367 200mg 1g</p>  <p>4-Anilinothriphenylamine CAS RN: 19606-98-5</p>	<p>T3456 1g 5g</p>  <p><i>N,N,N',N'</i>-Tetrakis(4-nitrophenyl)-1,4-phenylenediamine CAS RN: 3283-05-4</p>	<p>T3642 1g 5g</p>  <p>3,6-Bis[4-methoxyphenylamino]-9H-carbazole CAS RN: 1630723-98-6</p>	<p>T3777 200mg 1g</p>  <p>Tris(4-bromophenyl)amine (purified by sublimation) CAS RN: 4316-58-9</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em;">その他</p>

<p>A2789 1g 5g</p>  <p>3-Aminofluoranthene CAS RN: 2693-46-1</p>	<p>A3154 1g 5g</p>  <p>10-Acetylphenothiazine CAS RN: 1628-29-1</p>	<p>A3219 1g 5g</p>  <p>Acridine-3,6-diamine CAS RN: 92-62-6</p>	<p>B3955 1g 5g</p>  <p>9-Bromotriptycene CAS RN: 15364-55-3</p>	<p>B4599 1g 5g</p>  <p>3-Bromofluoranthene CAS RN: 13438-50-1</p>
<p>B4633 5g 25g</p>  <p>1,4-Benzenediboric Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 99770-93-1</p>	<p>B4818 1g 5g</p>  <p>1-Bromo-3,5-dihexylbenzene CAS RN: 1238156-36-9</p>	<p>B4871 1g 5g</p>  <p>2-(4-Bromophenyl)-imidazo[1,2-a]pyridine CAS RN: 34658-66-7</p>	<p>B5017 1g 5g</p>  <p>2-(4-Bromophenyl)-benzoxazole CAS RN: 3164-13-4</p>	<p>B5222 200mg 1g</p>  <p>3-Bromotetraphenylsilane CAS RN: 185626-73-7</p>
<p>B5374 1g</p>  <p>10-(4-Bromophenyl)phenothiazine (contains 10% 10-(4-Iodophenyl)-phenothiazine at maximum) CAS RN: 63524-03-8</p>	<p>B5397 200mg 1g</p>  <p>2-Bromoindolo[3,2,1-j]carbazole CAS RN: 1174032-81-5</p>	<p>B5444 200mg 1g</p>  <p>1-Bromo-3,5-diethynylbenzene CAS RN: 144001-08-1</p>	<p>B5459 1g 5g</p>  <p>(4-Bromophenyl)-diphenylphosphine Oxide CAS RN: 5525-40-6</p>	<p>B5530 200mg 1g</p>  <p>(3-Bromophenyl)-diphenylphosphine Oxide CAS RN: 10212-04-1</p>
<p>B5531 200mg 1g</p>  <p>Bis(3-bromophenyl)-phenylphosphine Oxide CAS RN: 1163698-32-5</p>	<p>B5532 200mg 1g</p>  <p>Bis(4-bromophenyl)-phenylphosphine Oxide CAS RN: 93869-52-4</p>	<p>B5533 200mg 1g</p>  <p>2-Bromo-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine CAS RN: 1443680-94-1</p>	<p>B5534 200mg 1g</p>  <p>2-Bromo-9,9-dimethyl-10-phenyl-9,10-dihydroacridine CAS RN: 1319720-64-3</p>	<p>B5535 200mg 1g</p>  <p>10-(4-Bromophenyl)-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine CAS RN: 1342892-15-2</p>
<p>B5536 1g</p>  <p>10-(4-Bromophenyl)-9(10H)-acridone CAS RN: 24275-95-4</p>	<p>B5794 1g</p>  <p>2-Bromo-9,9-dimethyl-9H-xanthene CAS RN: 1565868-91-8</p>	<p>B5967 1g 5g</p>  <p>2'-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene] CAS RN: 1477458-14-2</p>	<p>B5986 1g 5g</p>  <p>4-Bromo-4'-(4-bromophenyl)-3',5',6'-triphenyl-1,1':2,1''-terphenyl CAS RN: 22932-54-3</p>	<p>B5987 1g 5g</p>  <p>2,5-Bis(4-bromophenyl)-3,4-diphenylcyclopenta-2,4-dienone CAS RN: 54523-24-9</p>
<p>B5993 200mg</p>  <p>N,N'-Bis(2-ethylhexyl)-6,6'-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindigo CAS RN: 1821433-54-8</p>	<p>B6156 250mg 1g</p>  <p>2-Bromo-9H-thioxanthen-9-one CAS RN: 20077-10-5</p>	<p>B6157 1g</p>  <p>(2,5-Dihexyl-1,4-phenylene)-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 374934-77-7</p>	<p>B6193 1g</p>  <p>3-Bromo-9H-xanthen-9-one CAS RN: 500286-36-2</p>	<p>B6283 1g</p>  <p>1H-Benzo[f]indole CAS RN: 268-58-6</p>
<p>B6284 200mg 1g</p>  <p>Biphenylene CAS RN: 259-79-0</p>	<p>C0392 1g 5g</p>  <p>9-Chloroacridine CAS RN: 1207-69-8</p>	<p>C2669 200mg 1g</p>  <p>Cyclopenta[fg]tetracene-1,2-dione CAS RN: 1334510-66-5</p>	<p>C3206 1g 5g</p>  <p>1-Chloro-2,4-bis(hexyloxy)benzene CAS RN: 851228-26-7</p>	<p>C3848 250mg</p>  <p>2-(4-Chlorophenyl)-benzo[d]oxazole CAS RN: 1141-35-1</p>
<p>D1864 10g 25g</p>  <p>1,4-Dibromo-2,5difluorobenzene CAS RN: 327-51-5</p>	<p>D3743 5g 25g</p>  <p>Pigment Red 255 CAS RN: 54660-00-3</p>	<p>D3890 1g 5g 25g</p>  <p>Dimesitylfluoroborane CAS RN: 436-59-9</p>	<p>D4236 200mg 1g</p>  <p>6,12-Dibromochrysene CAS RN: 131222-99-6</p>	<p>D4255 200mg</p>  <p>4,5-Diazafluoren-9-one CAS RN: 50890-67-0</p>

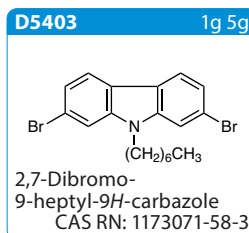
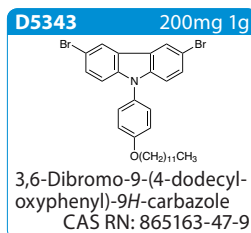
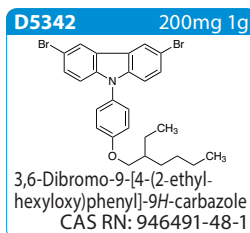
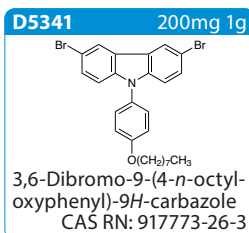
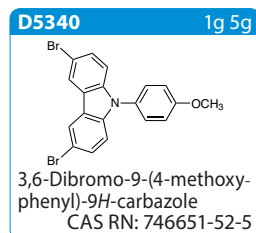
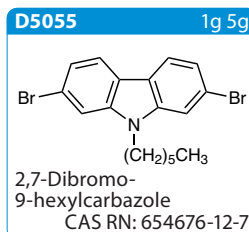
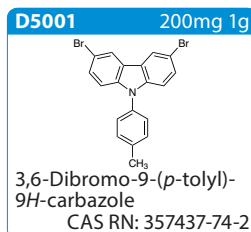
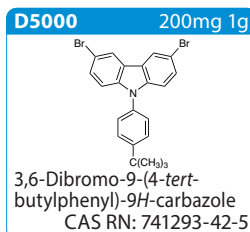
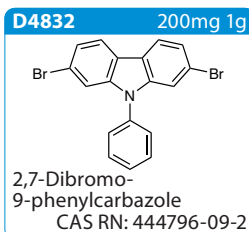
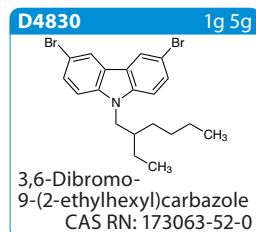
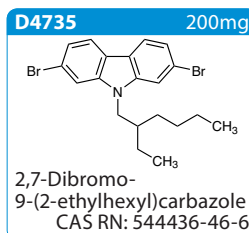
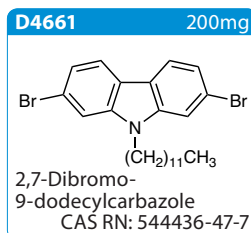
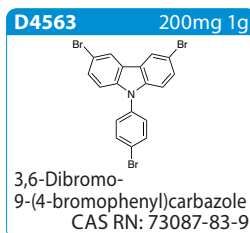
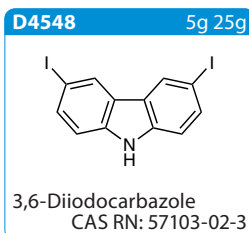
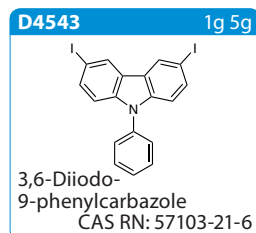
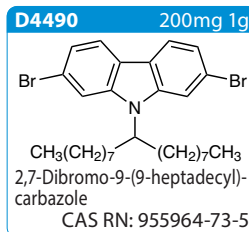
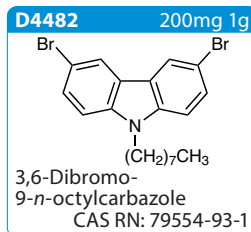
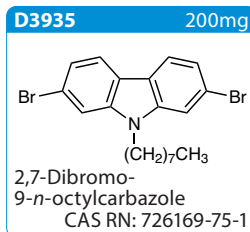
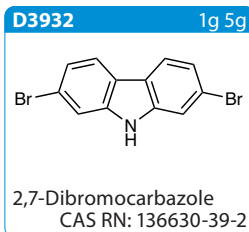
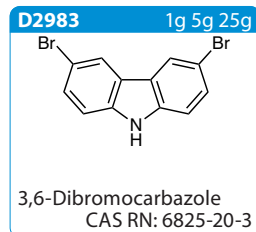
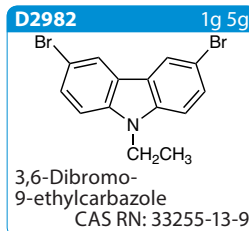
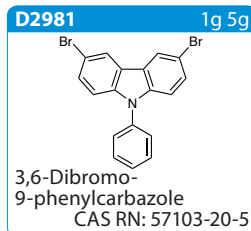
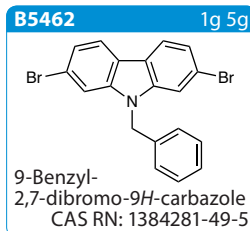
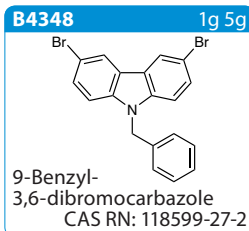
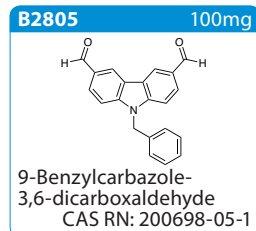
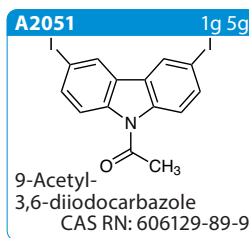
<p>D4789 1g 5g</p>  <p>1,3-Dibromo-5-hexylbenzene CAS RN: 75894-97-2</p>	<p>D5028 200mg 1g 5g</p>  <p>9,10-Dihydro-9,9-dimethylacridine CAS RN: 6267-02-3</p>	<p>D5156 200mg 1g</p>  <p>3,8-Dimethyl-acenaphthenequinone CAS RN: 146885-81-6</p>	<p>D5211 1g 5g</p>  <p>4,4'-Dibromobenzophenone CAS RN: 3988-03-2</p>	<p>D5222 1g 5g</p>  <p>3,7-Dibromo-10-hexylphenothiazine CAS RN: 312924-93-9</p>
<p>D5257 1g 5g</p>  <p>1,3-Dibromo-5-n-octylbenzene CAS RN: 75894-99-4</p>	<p>D5258 1g 5g</p>  <p>1,3-Dibromo-5-tetradecylbenzene CAS RN: 157761-91-6</p>	<p>D5274 1g 5g</p>  <p>1,3-Dibromo-5-dodecylbenzene CAS RN: 231606-27-2</p>	<p>D5314 200mg 1g</p>  <p>1,4-Diethynyl-2,5-dimethylbenzene CAS RN: 75867-45-7</p>	<p>D5315 200mg 1g</p>  <p>1,4-Diethynyl-2,5-dimethoxybenzene CAS RN: 74029-40-6</p>
<p>D5316 1g 5g</p>  <p>1,4-Dibromo-2,5-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene CAS RN: 478190-79-3</p>	<p>D5332 200mg 1g</p>  <p>9,9-Diphenyl-9,10-dihydroacridine CAS RN: 20474-15-1</p>	<p>D5338 200mg 1g</p>  <p>3,5-Dibromo-tetraphenylsilane CAS RN: 1030856-97-3</p>	<p>D5354 200mg 1g</p>  <p>9,9-Dimethyl-10-phenyl-9,10-dihydroacridine CAS RN: 717880-39-2</p>	<p>D5528 200mg 1g</p>  <p>2,7-Dibromo-dibenzo[b,e][1,4]dioxin CAS RN: 39073-07-9</p>
<p>D5738 1g 5g</p>  <p>6,6'-Dibromoisoidigo CAS RN: 1147124-21-7</p>	<p>D5742 200mg</p>  <p>6,6'-di(n-octyl)isoidigo CAS RN: 1334295-79-2</p>	<p>D5766 200mg 1g</p>  <p>6,6'-bis(2-ethylhexyl)isoidigo CAS RN: 1147124-23-9</p>	<p>D5815 1g</p>  <p>2-(5,6-Difluoro-3-oxoinden-1-ylidene)propanedinitrile CAS RN: 2083617-82-5</p>	<p>D5839 1g 5g</p>  <p>2,7-Dibromo-9H-thioxanthene-9-one CAS RN: 40102-86-1</p>
<p>D5945 1g</p>  <p>(5,6-Dichloro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)malononitrile CAS RN: 2197167-50-1</p>	<p>D6117 1g 5g</p>  <p>Dibenzo[a,c]phenazine CAS RN: 215-64-5</p>	<p>D6164 5g 25g</p>  <p>10H-Phenothiazine 5,5-Dioxide CAS RN: 1209-66-1</p>	<p>E1021 1g 5g</p>  <p>4-Ethynyl-N,N-dimethylaniline CAS RN: 17573-94-3</p>	<p>E1310 200mg 1g</p>  <p>Ethynyl(diphenyl)phosphine Oxide CAS RN: 6104-48-9</p>
<p>E1549 1g 5g 25g</p>  <p>2-(3-Ethyl-4-oxothiazolidin-2-ylidene)malononitrile CAS RN: 623558-68-9</p>	<p>H1412 1g 5g</p>  <p>Hexaphenylbenzene CAS RN: 992-04-1</p>	<p>H1608 1g 5g</p>  <p>10-Hexylphenothiazine CAS RN: 73025-93-1</p>	<p>I1098 200mg 1g</p>  <p>6H-Indolo[2,3-b]quinoxaline CAS RN: 243-59-4</p>	<p>M3068 10g</p>  <p>MEEPT CAS RN: 2098786-35-5</p>
<p>M3538 1g</p>  <p>Melem CAS RN: 1502-47-2</p>	<p>N0603 10g 25g</p>  <p>Tetracenequinone CAS RN: 1090-13-7</p>	<p>P1676 25g</p>  <p>Pigment Red 254 CAS RN: 84632-65-5</p>	<p>P1685 5g 25g</p>  <p>6,13-Pentacenedione CAS RN: 3029-32-1</p>	<p>P2282 1g</p>  <p>4-(2-Phenyl-1H-benzimidazol-1-yl)phenylboronic Acid CAS RN: 867044-33-5</p>
<p>P2470 1g 5g</p>  <p>10-Phenylphenothiazine CAS RN: 7152-42-3</p>	<p>P2537 1g 5g</p>  <p>10-Phenyl-9(10H)-acridone CAS RN: 5472-23-1</p>	<p>T0168 1g 5g</p>  <p>TPB CAS RN: 1450-63-1</p>	<p>T3281 100mg</p>  <p>5-(m-Tolyl)-5H-pyrrolo[3,2-c:4,5-c']dipyridine CAS RN: 1014403-09-8</p>	<p>T3467 200mg</p>  <p>5,10,15,20-Tetrakis-(4-bromophenyl)porphyrin CAS RN: 29162-73-0</p>

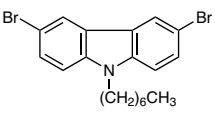
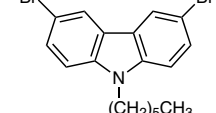
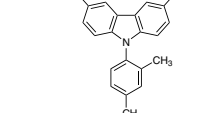
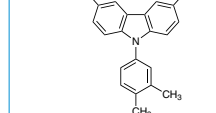
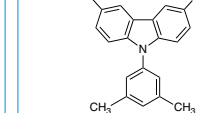
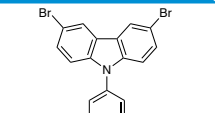
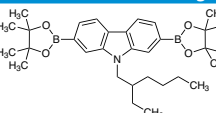
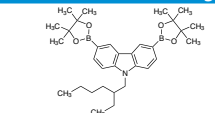
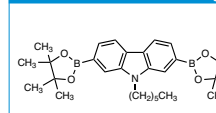
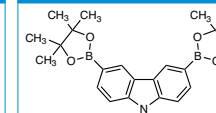
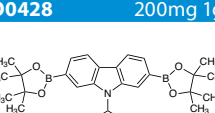
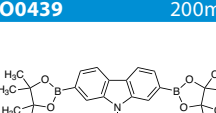
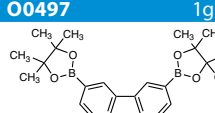
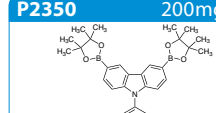
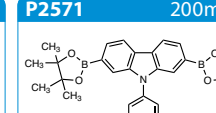
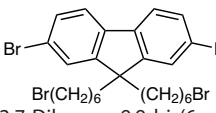
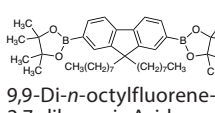
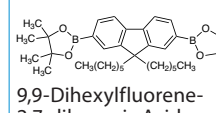
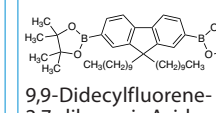
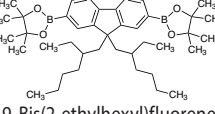
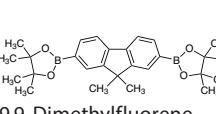
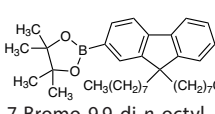
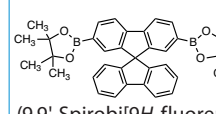
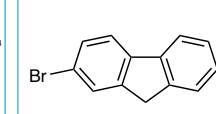
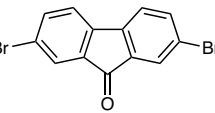
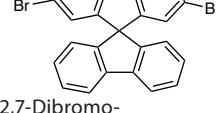
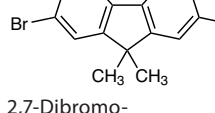
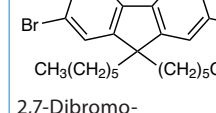
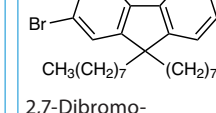
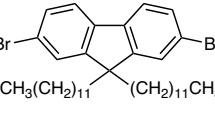
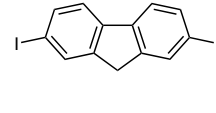
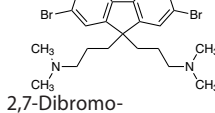
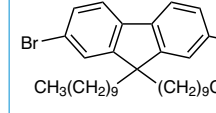
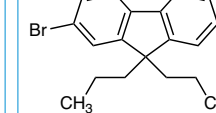
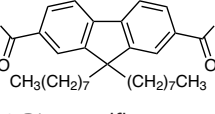
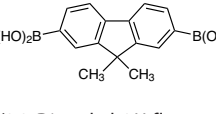
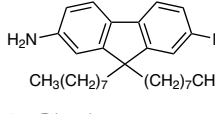
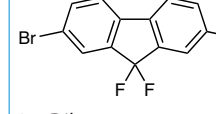
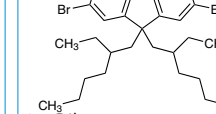


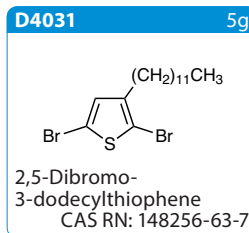
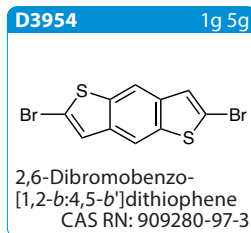
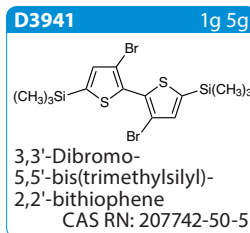
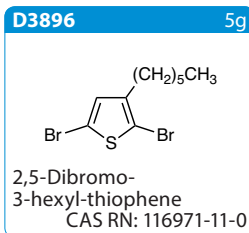
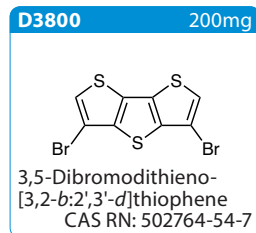
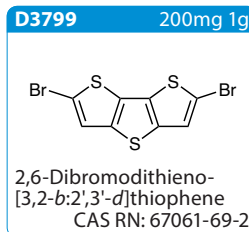
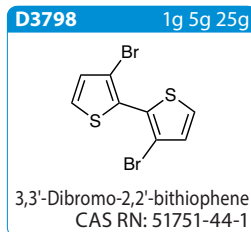
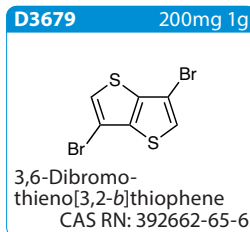
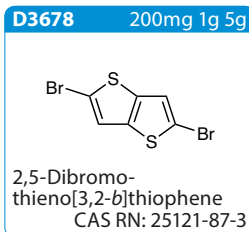
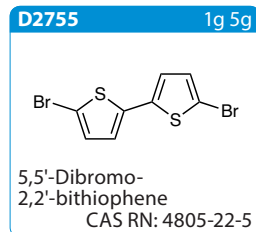
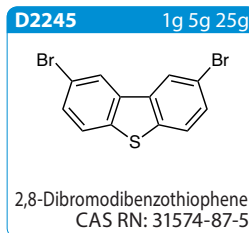
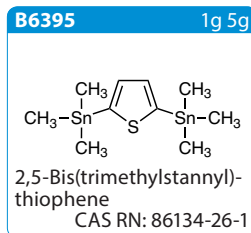
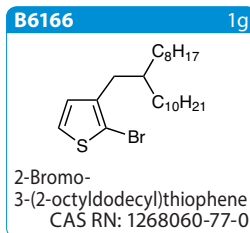
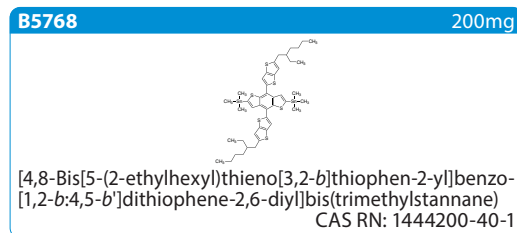
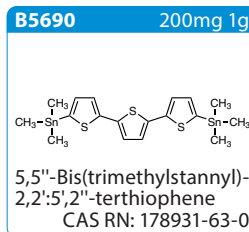
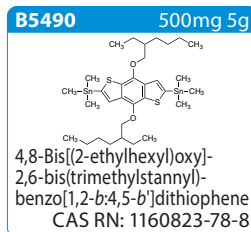
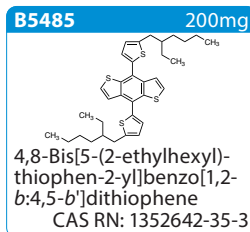
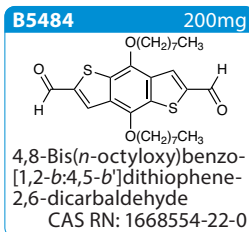
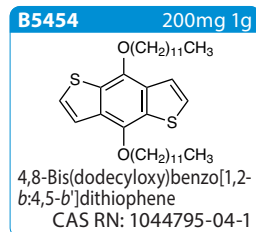
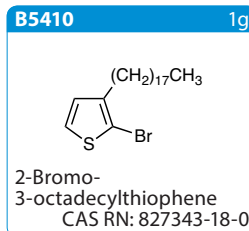
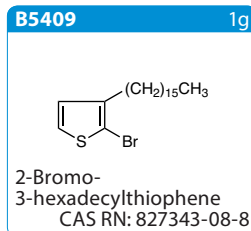
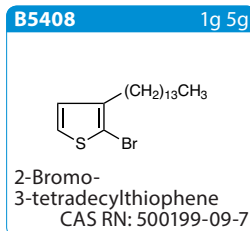
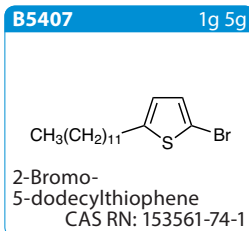
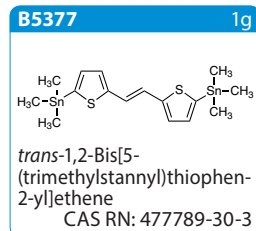
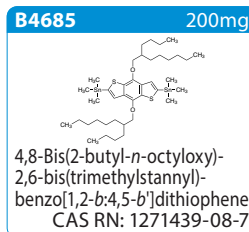
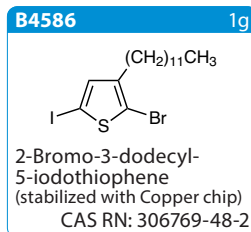
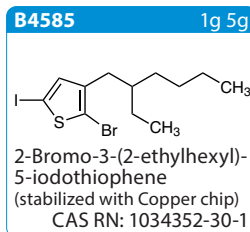
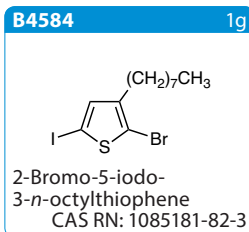
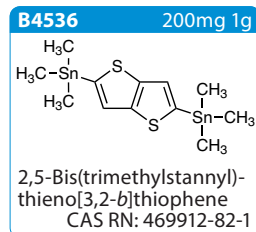
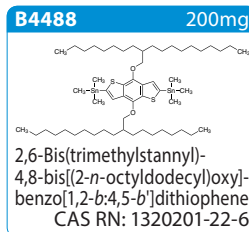
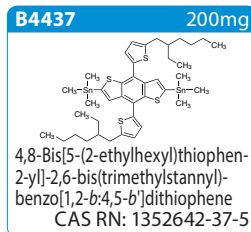
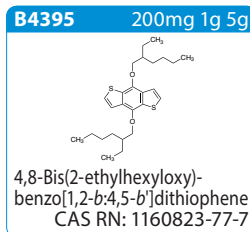
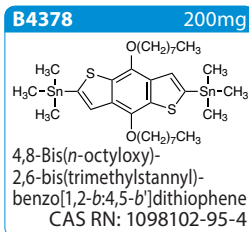
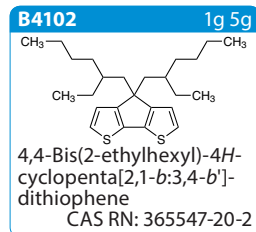
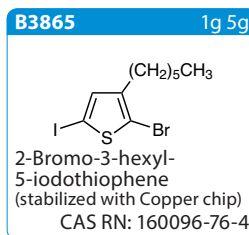
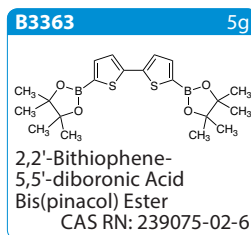
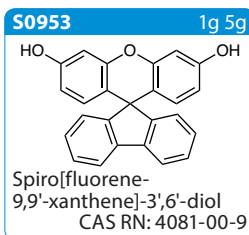
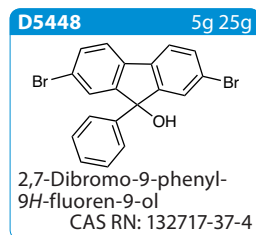
ポリマー・
高分子半導体
ビルディングブロック

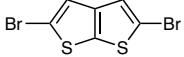
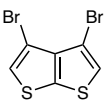
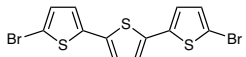
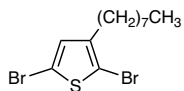
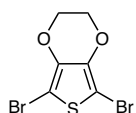
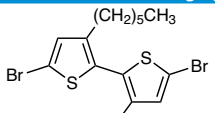
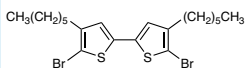
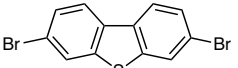
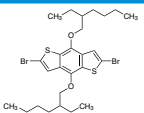
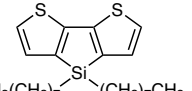
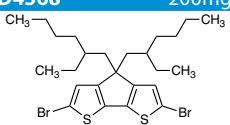
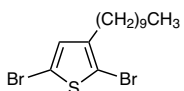
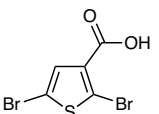
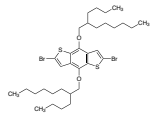
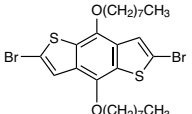
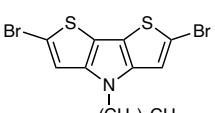
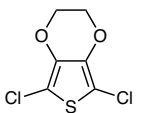
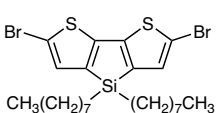
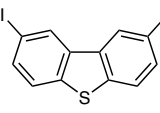
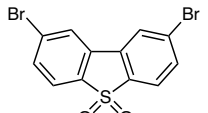
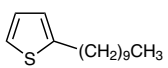
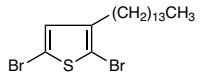
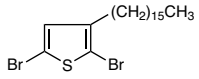
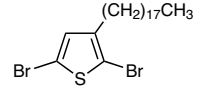
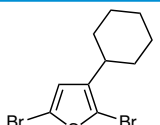
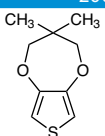
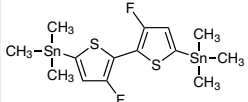
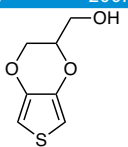
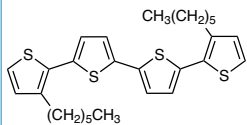
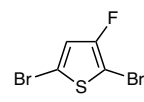
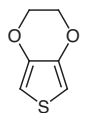
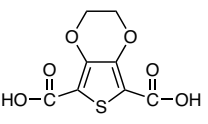
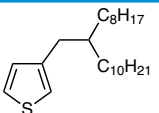
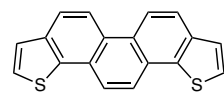
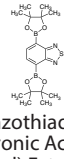
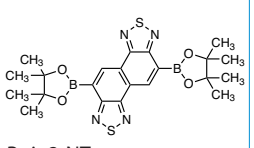
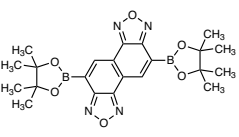
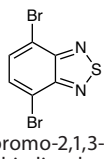
ドナー原料

カルバゾール

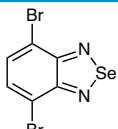
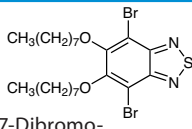
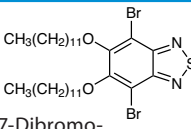
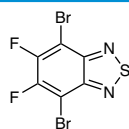
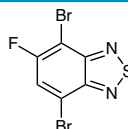
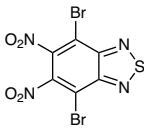
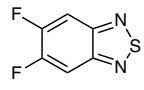
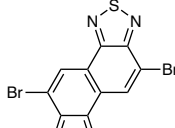
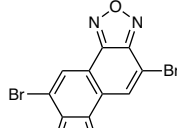
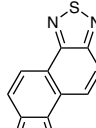
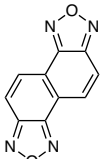
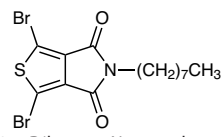
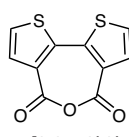
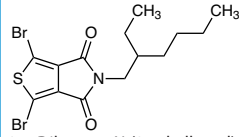
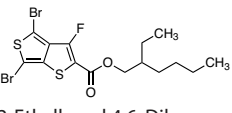
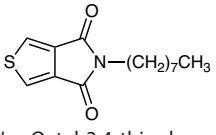
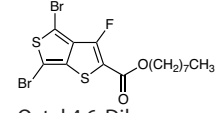
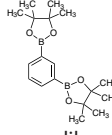
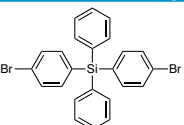
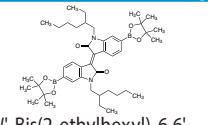
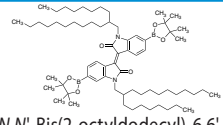
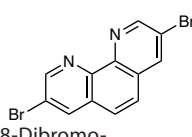
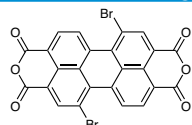
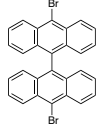
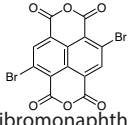
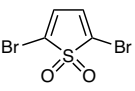
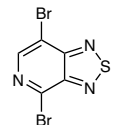
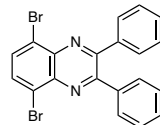
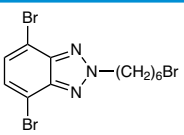
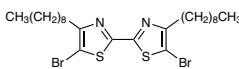
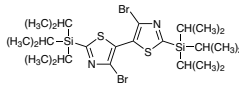
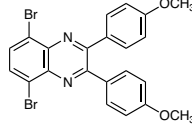
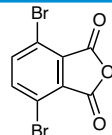
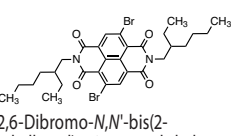
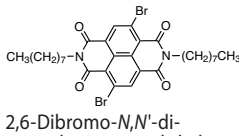
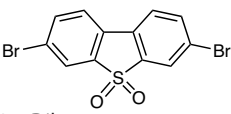
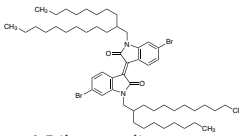
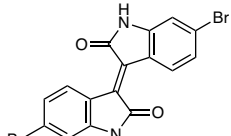


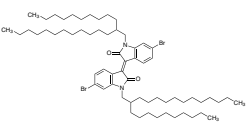
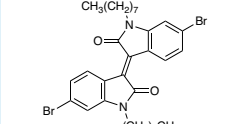
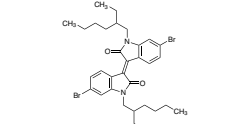
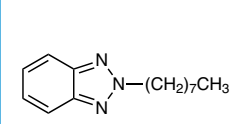
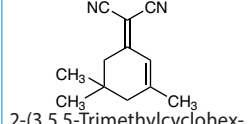
<p>D5404 1g 5g</p>  <p>3,6-Dibromo-9-heptyl-9H-carbazole CAS RN: 1103535-99-4</p>	<p>D5410 1g 5g</p>  <p>3,6-Dibromo-9-hexyl-9H-carbazole CAS RN: 150623-72-6</p>	<p>D5419 1g</p>  <p>3,6-Dibromo-9-(2,4-dimethylphenyl)carbazole CAS RN: 1873362-96-9</p>	<p>D5420 1g</p>  <p>3,6-Dibromo-9-(3,4-dimethylphenyl)-9H-carbazole CAS RN: 1786404-06-5</p>	<p>D5421 200mg 1g</p>  <p>3,6-Dibromo-9-(3,5-dimethylphenyl)-9H-carbazole CAS RN: 1873364-08-9</p>
<p>D5424 1g</p>  <p>3,6-Dibromo-9-(<i>m</i>-tolyl)-9H-carbazole CAS RN: 890653-54-0</p>	<p>E1324 200mg 1g</p>  <p>9-(2-Ethylhexyl)-9H-carbazole-2,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 476360-83-5</p>	<p>E1325 200mg 1g</p>  <p>9-(2-Ethylhexyl)-9H-carbazole-3,6-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 448955-87-1</p>	<p>H1642 1g 5g</p>  <p>9-Hexyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole CAS RN: 871696-12-7</p>	<p>H1649 1g 5g</p>  <p>9-Hexyl-9H-carbazole-3,6-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 628336-95-8</p>
<p>O0428 200mg 1g</p>  <p>9-(1-<i>n</i>-Octylonyl)carbazole-2,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 958261-51-3</p>	<p>O0439 200mg</p>  <p>9-<i>n</i>-Octyl-9H-carbazole-2,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 406726-92-9</p>	<p>O0497 1g 5g</p>  <p>9-<i>n</i>-Octyl-9H-carbazole-3,6-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 478706-06-8</p>	<p>P2350 200mg 1g</p>  <p>9-Phenyl-9H-carbazole-3,6-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 618442-57-2</p>	<p>P2571 200mg 1g</p>  <p>9-Phenyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole CAS RN: 1035631-57-2</p>
<p>フルオレン</p>	<p>B3552 1g 5g</p>  <p>2,7-Dibromo-9,9-bis(6-bromohexyl)fluorene CAS RN: 570414-33-4</p>	<p>B3582 1g</p>  <p>9,9-Di-<i>n</i>-octylfluorene-2,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 196207-58-6</p>	<p>B4029 1g</p>  <p>9,9-Dihexylfluorene-2,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 254755-24-3</p>	<p>B4588 1g</p>  <p>9,9-Didecylfluorene-2,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 711026-06-1</p>
<p>B4892 200mg 1g</p>  <p>9,9-Bis(2-ethylhexyl)fluorene-2,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 357219-41-1</p>	<p>B5157 1g 5g</p>  <p>9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 325129-69-9</p>	<p>B5580 200mg</p>  <p>7-Bromo-9,9-di-<i>n</i>-octyl-9H-fluorene-2-boronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 620624-96-6</p>	<p>B5656 1g</p>  <p>(9,9'-Spirobi[9H-fluorene]-2,7-diyl)bis(boronic Acid Pinacol Ester) CAS RN: 728911-52-2</p>	<p>D3556 5g 25g 100g</p>  <p>2,7-Dibromofluorene CAS RN: 16433-88-8</p>
<p>D3557 5g 25g</p>  <p>2,7-Dibromo-9-fluorenone CAS RN: 14348-75-5</p>	<p>D3781 1g</p>  <p>2,7-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] CAS RN: 171408-84-7</p>	<p>D3859 5g 25g</p>  <p>2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene CAS RN: 28320-32-3</p>	<p>D3933 5g 25g</p>  <p>2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene CAS RN: 189367-54-2</p>	<p>D3934 5g 25g</p>  <p>2,7-Dibromo-9,9-di-<i>n</i>-octylfluorene CAS RN: 198964-46-4</p>
<p>D4052 5g 25g</p>  <p>2,7-Dibromo-9,9-didodecylfluorene CAS RN: 286438-45-7</p>	<p>D4504 1g 5g</p>  <p>2,7-Diiodofluorene CAS RN: 16218-28-3</p>	<p>D4550 200mg 1g</p>  <p>2,7-Dibromo-9,9-bis[3-(dimethylamino)propyl]fluorene CAS RN: 673474-73-2</p>	<p>D4561 5g 25g</p>  <p>2,7-Dibromo-9,9-didecylfluorene CAS RN: 175922-78-8</p>	<p>D4569 1g 5g</p>  <p>2,7-Dibromo-9,9-dipropylfluorene CAS RN: 157771-56-7</p>
<p>D4671 1g</p>  <p>9,9-Di-<i>n</i>-octylfluorene-2,7-dicarboxaldehyde CAS RN: 380600-91-9</p>	<p>D4701 1g</p>  <p>(9,9-Dimethyl-9H-fluorene-2,7-diyl)diboronic Acid CAS RN: 866100-14-3</p>	<p>D4719 200mg 1g</p>  <p>2,7-Diamino-9,9-di-<i>n</i>-octylfluorene CAS RN: 851042-10-9</p>	<p>D5053 200mg</p>  <p>2,7-Dibromo-9,9-difluorofluorene CAS RN: 1229603-71-7</p>	<p>D5215 5g</p>  <p>9,9-bis(2-ethylhexyl)fluorene CAS RN: 188200-93-3</p>



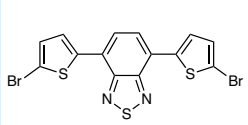
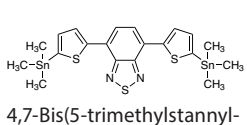
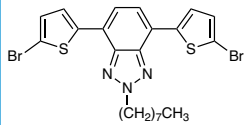
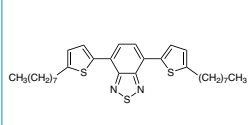
D4032 1g  2,5-Dibromo-thieno[2,3- <i>b</i>]thiophene CAS RN: 25121-86-2	D4033 1g  3,4-Dibromo-thieno[2,3- <i>b</i>]thiophene CAS RN: 53255-78-0	D4050 1g 5g  2,5-Bis(5-bromo-2-thienyl)-thiophene CAS RN: 98057-08-0	D4053 5g  2,5-Dibromo-3- <i>n</i> -octylthiophene CAS RN: 149703-84-4	D4056 1g 5g  2,5-Dibromo-3,4-ethylenedioxythiophene CAS RN: 174508-31-7
D4183 1g 5g  5,5'-Dibromo-3,3'-dihexyl-2,2'-bithiophene CAS RN: 170702-05-3	D4184 200mg 1g  5,5'-Dibromo-4,4'-dihexyl-2,2'-bithiophene CAS RN: 214493-03-5	D4274 200mg  3,7-Dibromo-dibenzo[<i>b,d</i>]thiophene CAS RN: 83834-10-0	D4524 200mg  2,6-Dibromo-4,8-bis(2-ethylhexyloxy)benzo[1,2- <i>b:4,5-b'</i>]dithiophene CAS RN: 1226782-13-3	D4564 200mg  4,4-Di- <i>n</i> -octyldithieno[3,2- <i>b:2,3-d'</i>]silole CAS RN: 1160106-12-6
D4568 200mg  2,6-Dibromo-4,4-bis(2-ethylhexyl)-4 <i>H</i> -cyclopenta[2,1- <i>b:3,4-b'</i>]dithiophene CAS RN: 365547-21-3	D4572 5g 25g  2,5-Dibromo-3-decylthiophene CAS RN: 158956-23-1	D4582 1g  2,5-Dibromo-3-thenoic Acid CAS RN: 7311-70-8	D4592 200mg  2,6-Dibromo-4,8-bis[(2-butyl- <i>n</i> -octyl)oxy]benzo[1,2- <i>b:4,5-b'</i>]dithiophene CAS RN: 1336893-15-2	D4621 200mg  2,6-Dibromo-4,8-bis(<i>n</i> -octyloxy)benzo[1,2- <i>b:4,5-b'</i>]dithiophene CAS RN: 1294515-75-5
D4714 200mg  2,6-Dibromo-4- <i>n</i> -octyldithieno[3,2- <i>b:2,3-d</i>]pyrrole CAS RN: 1346688-54-7	D4746 1g 5g  2,5-Dichloro-3,4-ethylenedioxythiophene CAS RN: 225518-49-0	D4799 100mg  2,6-Dibromo-4,4-di- <i>n</i> -octyldithieno[3,2- <i>b:2,3-d</i>]silole CAS RN: 1160106-14-8	D4870 200mg 1g  2,8-Diiodo-dibenzothiophene CAS RN: 105404-91-9	D5027 200mg 1g  2,8-Dibromo-dibenzosulfolane CAS RN: 40307-15-1
D5240 1mL 5mL  2-Decylthiophene CAS RN: 24769-39-9	D5241 1g 5g  2,5-Dibromo-3-tetradecylthiophene CAS RN: 160096-74-2	D5242 1g 5g  2,5-Dibromo-3-hexadecylthiophene CAS RN: 178452-13-6	D5243 1g  2,5-Dibromo-3-octadecylthiophene CAS RN: 205235-01-4	D5247 1g  2,5-Dibromo-3-cyclohexylthiophene CAS RN: 302912-44-3
D5423 200mg 1g  3,4-(2,2'-Dimethylpropylenedioxy)thiophene CAS RN: 255901-50-9	D5436 100mg  5,5'-Bis(trimethylstannyl)-3,3'-difluoro-2,2'-bithiophene CAS RN: 1619967-09-7	D5447 200mg 1g  EDT-methanol CAS RN: 146796-02-3	D5492 200mg  DH-4T CAS RN: 132814-91-6	D5729 1g 5g  2,5-Dibromo-3-fluorothiophene CAS RN: 32431-85-9
E0741 5g 25g  EDOT CAS RN: 126213-50-1	E0743 1g 5g  3,4-Ethylenedioxythiophene-2,5-dicarboxylic Acid CAS RN: 18361-03-0	O0566 1g  3-(2-Octyldodecyl)-thiophene CAS RN: 1268060-76-9	P2383 100mg  Phenanthro[1,2- <i>b:8,7-b'</i>]dithiophene CAS RN: 1491133-64-2	アクセプター原料
B3573 1g 5g  2,1,3-Benzothiadiazole-4,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 934365-16-9	B5470 100mg  Bpin2-NTz CAS RN: 1467776-41-5	B5774 100mg  Bpin2-NOz	D3842 1g 5g 25g  4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 15155-41-6	

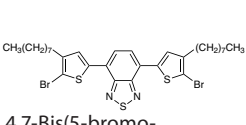
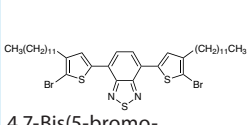
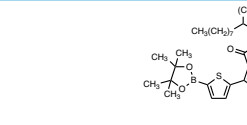
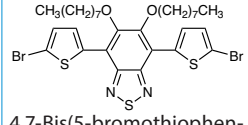
ベンゾ
チアジアゾール、
その類縁体

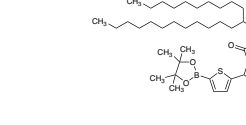
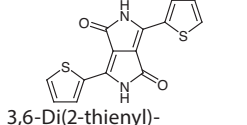
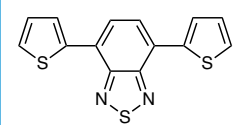
<p>D3944 1g</p>  <p>4,7-Dibromo-2,1,3-benzoselenadiazole CAS RN: 63224-42-0</p>	<p>D4529 200mg</p>  <p>4,7-Dibromo-5,6-di-<i>n</i>-octyloxy-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 1192352-08-1</p>	<p>D4622 200mg</p>  <p>4,7-Dibromo-5,6-bis(dodecyloxy)-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 1313876-00-4</p>	<p>D4734 200mg</p>  <p>4,7-Dibromo-5,6-difluoro-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 1295502-53-2</p>	<p>D4750 200mg 1g</p>  <p>4,7-Dibromo-5-fluoro-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 1347736-74-6</p>	
<p>D4985 1g 5g</p>  <p>4,7-Dibromo-5,6-dinitro-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 76186-72-6</p>	<p>D5246 1g</p>  <p>5,6-Difluoro-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 1293389-28-2</p>	<p>D5288 100mg</p>  <p>Br₂-NTz CAS RN: 133546-50-6</p>	<p>D5496 100mg</p>  <p>Br₂-NOz CAS RN: 1437229-17-8</p>	<p>N1105 200mg</p>  <p>NTz CAS RN: 133546-47-1</p>	
<p>N1137 200mg</p>  <p>NOz CAS RN: 1394221-73-8</p>	<p>チオフェン</p>		<p>D4219 200mg</p>  <p>2,5-Dibromo-<i>N</i>-<i>n</i>-octyl-3,4-thiophenedicarboximide CAS RN: 566939-58-0</p>	<p>D4972 1g 5g</p>  <p>Dithieno[3,2-<i>c</i>:2',3'-<i>e</i>]-oxepine-4,6-dione CAS RN: 1043023-52-4</p>	<p>D5021 200mg 1g</p>  <p>2,5-Dibromo-<i>N</i>-(2-ethylhexyl)-3,4-thiophenedicarboximide CAS RN: 1231160-83-0</p>
<p>E1040 100mg</p>  <p>2-Ethylhexyl 4,6-Dibromo-3-fluorothieno[3,4-<i>b</i>]thiophene-2-carboxylate CAS RN: 1237479-38-7</p>	<p>O0394 200mg 1g</p>  <p><i>N</i>-<i>n</i>-Octyl-3,4-thiophenedicarboximide CAS RN: 773881-43-9</p>	<p>O0436 100mg</p>  <p><i>n</i>-Octyl 4,6-Dibromo-3-fluorothieno[3,4-<i>b</i>]thiophene-2-carboxylate CAS RN: 1160823-76-6</p>	<p>その他</p>		<p>B5070 1g 5g</p>  <p>1,3-Benzenediboronic Acid Bis(pinacol) Ester CAS RN: 196212-27-8</p>
<p>B5087 200mg 1g</p>  <p>Bis(4-bromophenyl)-diphenylsilane CAS RN: 18733-91-0</p>	<p>B5993 200mg</p>  <p><i>N,N'</i>-Bis(2-ethylhexyl)-6,6'-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindigo CAS RN: 1821433-54-8</p>	<p>B5994 200mg</p>  <p><i>N,N'</i>-Bis(2-octyldodecyl)-6,6'-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindigo CAS RN: 1563062-80-5</p>	<p>D3209 200mg 1g</p>  <p>3,8-Dibromo-1,10-phenanthroline CAS RN: 100125-12-0</p>	<p>D3871 1g 5g</p>  <p>1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylene-tetracarboxylic Dianhydride CAS RN: 118129-60-5</p>	
<p>D4254 1g 5g</p>  <p>10,10'-Dibromo-9,9'-bianthracene CAS RN: 121848-75-7</p>	<p>D4339 1g 5g</p>  <p>2,6-Dibromonaphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic Dianhydride CAS RN: 83204-68-6</p>	<p>D4376 1g</p>  <p>2,5-Dibromothiophene 1,1-Dioxide CAS RN: 89088-95-9</p>	<p>D4442 200mg 1g</p>  <p>4,7-Dibromo[1,2,5]-thiadiazolo[3,4-<i>c</i>]pyridine CAS RN: 333432-27-2</p>	<p>D4461 200mg</p>  <p>5,8-Dibromo-2,3-diphenylquinoxaline CAS RN: 94544-77-1</p>	
<p>D4514 200mg</p>  <p>4,7-Dibromo-2-(6-bromoethyl)benzotriazole CAS RN: 890704-02-6</p>	<p>D4558 200mg</p>  <p>5,5'-Dibromo-4,4'-dinonyl-2,2'-bithiazole CAS RN: 172100-44-6</p>	<p>D4605 200mg</p>  <p>4,4'-Dibromo-2,2'-bis(triisopropylsilyl)-5,5'-bithiazole CAS RN: 1223559-98-5</p>	<p>D4653 200mg</p>  <p>5,8-Dibromo-2,3-bis(4-methoxyphenyl)quinoxaline CAS RN: 162967-90-0</p>	<p>D4724 200mg 1g</p>  <p>3,6-Dibromophthalic Anhydride CAS RN: 25834-16-6</p>	
<p>D4945 1g 5g</p>  <p>2,6-Dibromo-<i>N,N'</i>-bis(2-ethylhexyl)-1,8:4,5-naphthalene-tetracarboxdiimide CAS RN: 1088205-02-0</p>	<p>D4946 1g 5g</p>  <p>2,6-Dibromo-<i>N,N'</i>-di-<i>n</i>-octyl-1,8:4,5-naphthalene-tetracarboxdiimide CAS RN: 926643-78-9</p>	<p>D5052 200mg</p>  <p>3,7-Dibromo-dibenzosulfolane CAS RN: 83834-12-2</p>	<p>D5386 200mg</p>  <p>6,6'-Dibromodi-(2-octyldodecyl)isoindigo CAS RN: 1263379-85-6</p>	<p>D5738 1g 5g</p>  <p>6,6'-Dibromoisindigo CAS RN: 1147124-21-7</p>	

<p>D5740 200mg</p>  <p>6,6'-Dibromo-1,1'-bis(2-decyltetradecyl)isoindigo CAS RN: 1801592-76-6</p>	<p>D5742 200mg</p>  <p>6,6'-Dibromo-1,1'-di(<i>n</i>-octyl)isoindigo CAS RN: 1334295-79-2</p>	<p>D5766 200mg 1g</p>  <p>6,6'-Dibromo-1,1'-bis(2-ethylhexyl)isoindigo CAS RN: 1147124-23-9</p>	<p>O0430 200mg 1g</p>  <p>2-<i>n</i>-Octylbenzotriazole CAS RN: 112642-69-0</p>	<p>T4113 1g 5g</p>  <p>2-(3,5,5-Trimethylcyclohex-2-en-1-ylidene)-malononitrile CAS RN: 23051-44-7</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ドナー-アクセプター(DA)型モノマー

<p>B3886 100mg 1g</p>  <p>4,7-Bis(5-bromo-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 288071-87-4</p>	<p>B4453 200mg</p>  <p>4,7-Bis(5-trimethylstannyl-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 1025451-57-3</p>	<p>B4542 100mg</p>  <p>4,7-Bis(5-bromo-2-thienyl)-2-<i>n</i>-octyl-2<i>H</i>-benzotriazole CAS RN: 1254062-41-3</p>	<p>B4683 200mg</p>  <p>4,7-Bis(5-<i>n</i>-octyl-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 1171974-28-9</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

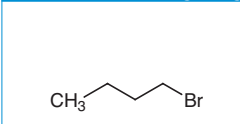
<p>B4684 200mg</p>  <p>4,7-Bis(5-bromo-4-<i>n</i>-octyl-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 457931-23-6</p>	<p>B4719 200mg</p>  <p>4,7-Bis(5-bromo-4-dodecyl-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 1179993-72-6</p>	<p>B5486 200mg</p>  <p>2,5-Bis(2-octyldodecyl)-3,6-bis[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophen-2-yl]pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2<i>H</i>,5<i>H</i>)-dione CAS RN: 1351986-34-9</p>	<p>B5753 200mg</p>  <p>4,7-Bis(5-bromothiophen-2-yl)-5,6-bis(<i>n</i>-octyloxy)-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 1192352-10-5</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>B5996 200mg</p>  <p>2,5-Bis(2-decyltetradecyl)-3,6-bis[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophen-2-yl]pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2<i>H</i>,5<i>H</i>)-dione CAS RN: 1412448-63-5</p>	<p>D3969 1g 5g</p>  <p>3,6-Di(2-thienyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione CAS RN: 850583-75-4</p>	<p>D4487 200mg 1g</p>  <p>4,7-Di(2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 165190-76-1</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

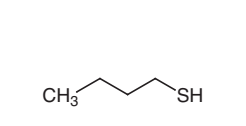
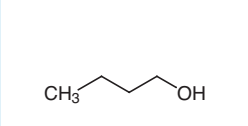
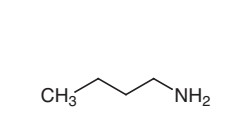
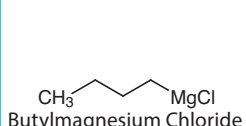
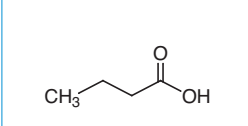
溶解度向上試薬

直鎖アルキル源 C4アルキル基

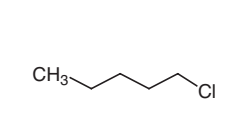
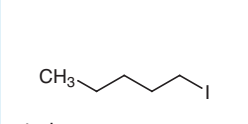
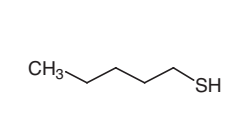
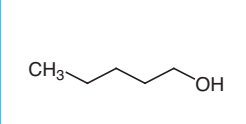
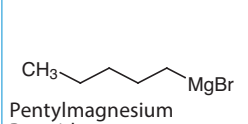
B0560 25g 500g

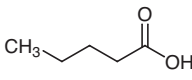
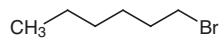
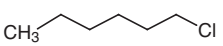
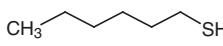
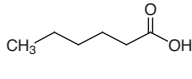
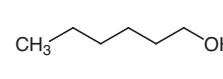
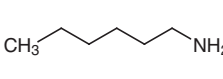
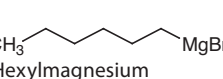
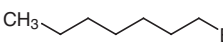
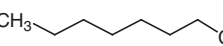
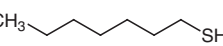
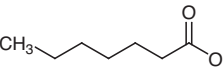
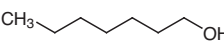
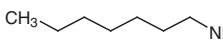
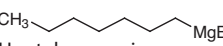
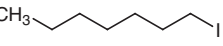
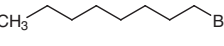
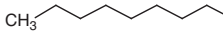
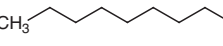
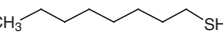
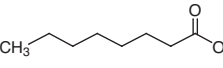
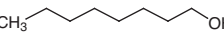
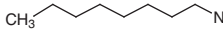
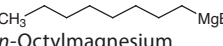
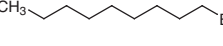
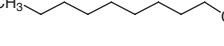
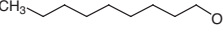
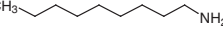
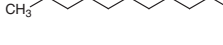
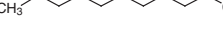
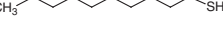
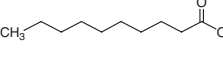


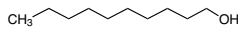
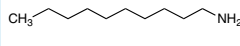
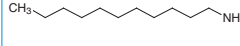
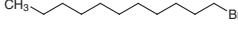
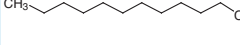
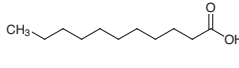
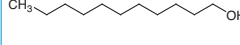
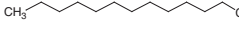
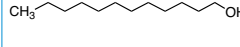
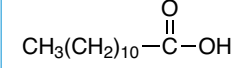
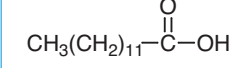
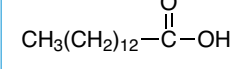
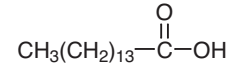
1-Bromobutane
CAS RN: 109-65-9

<p>B0685 25mL 500mL</p>  <p>1-Butanethiol CAS RN: 109-79-5</p>	<p>B0704 25mL 500mL</p>  <p>1-Butanol CAS RN: 71-36-3</p>	<p>B0707 25mL 500mL</p>  <p>Butylamine CAS RN: 109-73-9</p>	<p>B0726 250g</p>  <p>Butylmagnesium Chloride (23% in Tetrahydrofuran, ca. 2mol/L) CAS RN: 693-04-9</p>	<p>B0754 25mL 500mL</p>  <p>Butyric Acid CAS RN: 107-92-6</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>C0142 25mL 500mL</p>  <p>1-Chlorobutane CAS RN: 109-69-3</p>	<p>I0055 25g 500g</p>  <p>1-Iodobutane (stabilized with Copper chip) CAS RN: 542-69-8</p>	<p>C5アルキル基</p>	<p>A0445 25mL 100mL 500mL</p>  <p>Amylamine CAS RN: 110-58-7</p>	<p>B0628 25mL 500mL</p>  <p>1-Bromopentane CAS RN: 110-53-2</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>C0237 25mL 500mL</p>  <p>1-Chloropentane CAS RN: 543-59-9</p>	<p>I0066 25mL 250mL</p>  <p>1-Iodopentane (stabilized with Copper chip) CAS RN: 628-17-1</p>	<p>P0053 25mL 500mL</p>  <p>1-Pentanethiol CAS RN: 110-66-7</p>	<p>P0055 25mL 500mL</p>  <p>1-Pentanol CAS RN: 71-41-0</p>	<p>P1177 250g</p>  <p>Pentylmagnesium Bromide (18% in Tetrahydrofuran, ca. 1mol/L) CAS RN: 693-25-4</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

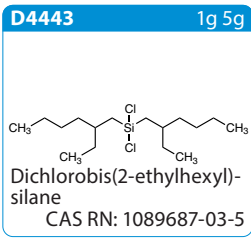
V0003 25mL 500mL  Valeric Acid CAS RN: 109-52-4	C6 アルキル基	B0600 25g 500g  1-Bromohexane CAS RN: 111-25-1	C0184 25mL 500mL  1-Chlorohexane CAS RN: 544-10-5	H0103 25mL 500mL  Hexyl Mercaptan CAS RN: 111-31-9
H0105 25mL 500mL  Hexanoic Acid CAS RN: 142-62-1		H0130 25mL 500mL  1-Hexanol CAS RN: 111-27-3	H0134 25mL 100mL 500mL  Hexylamine CAS RN: 111-26-2	H0821 250g  Hexylmagnesium Bromide (20% in Tetrahydrofuran, ca. 1mol/L) CAS RN: 3761-92-0
C7 アルキル基	B0598 25g 500g  1-Bromoheptane CAS RN: 629-04-9	C0182 25mL 500mL  1-Chloroheptane CAS RN: 629-06-1	H0029 10g 25g  1-Heptanethiol CAS RN: 1639-09-4	H0030 25mL 500mL  Heptanoic Acid CAS RN: 111-14-8
	H0033 25mL 500mL  1-Heptanol CAS RN: 111-70-6	H0045 25mL 500mL  Heptylamine CAS RN: 111-68-2	H0822 250g  Heptylmagnesium Bromide (21% in Tetrahydrofuran, ca. 1mol/L) CAS RN: 13125-66-1	I0320 25g 500g  1-Iodoheptane (stabilized with Copper chip) CAS RN: 4282-40-0
B0626 25mL 500mL  1-Bromooctane CAS RN: 111-83-1	C0236 25mL 500mL  1-Chlorooctane CAS RN: 111-85-3	I0321 25g 100g 500g  1-Iodooctane (stabilized with Copper chip) CAS RN: 629-27-6	O0025 25mL 500mL  1-Octanethiol CAS RN: 111-88-6	O0027 25mL 500mL  n-Octanoic Acid CAS RN: 124-07-2
O0036 25mL 500mL  1-Octanol CAS RN: 111-87-5	O0045 25mL 500mL  n-Octylamine CAS RN: 111-86-4	O0240 250g  n-Octylmagnesium Bromide (ca. 22% in Tetrahydrofuran, ca. 1mol/L) CAS RN: 17049-49-9	C9 アルキル基	B0933 25mL 100mL 500mL  1-Bromononane CAS RN: 693-58-3
C0233 25mL 500mL  1-Chlorononane CAS RN: 2473-01-0	I0493 25g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_8\text{I}$ 1-Iodononane (stabilized with Copper chip) CAS RN: 4282-42-2	N0292 25mL 500mL  1-Nonanol CAS RN: 143-08-8		N0297 5mL 25mL  Nonylamine CAS RN: 112-20-9
C10 アルキル基	B0583 25mL 500mL  1-Bromodecane CAS RN: 112-29-8	C0600 25mL 500mL  1-Chlorodecane CAS RN: 1002-69-3	D0016 25mL 100mL 500mL  1-Decanethiol CAS RN: 143-10-2	D0017 25g 400g  Decanoic Acid CAS RN: 334-48-5

D0031 25mL 500mL  1-Decanol CAS RN: 112-30-1	D0033 25mL 100mL 500mL  1-Aminodecane CAS RN: 2016-57-1	I0494 25g 250g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_9\text{I}$ 1-Iododecane (stabilized with Copper chip) CAS RN: 2050-77-3	C11 アルキル基	A0761 10mL  Undecylamine CAS RN: 7307-55-3
B0934 25mL 500mL  1-Bromoundecane CAS RN: 693-67-4	C0599 25g  1-Chloroundecane CAS RN: 2473-03-2	U0004 25g 250g  Undecanoic Acid CAS RN: 112-37-8		U0005 25mL 100mL 500mL  1-Undecanol CAS RN: 112-42-5
C12 アルキル基	B0587 25mL 500mL $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{11}\text{Br}$ 1-Bromododecane CAS RN: 143-15-7	C0163 25mL 500mL  1-Chlorododecane CAS RN: 112-52-7	D0970 25mL 500mL $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{11}\text{SH}$ 1-Dodecanethiol CAS RN: 112-55-0	D0978 25g 400g  1-Dodecanol CAS RN: 112-53-8
	D0980 25g 400g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{11}\text{NH}_2$ Dodecylamine CAS RN: 124-22-1	D1452 25g 100g 500g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{11}\text{NH}_2 \cdot \text{HCl}$ Dodecylamine Hydrochloride CAS RN: 929-73-7	I0511 25g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{11}\text{I}$ 1-Iodododecane (stabilized with Copper chip) CAS RN: 4292-19-7	L0011 25g 500g  Lauric Acid CAS RN: 143-07-7
A0762 10g 25g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{12}\text{NH}_2$ 1-Aminotridecane CAS RN: 2869-34-3	B0935 5mL 25mL $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{12}\text{Br}$ 1-Bromotridecane CAS RN: 765-09-3	C2213 5g 25g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{12}\text{Cl}$ 1-Chlorotridecane CAS RN: 822-13-9	T0412 25g 500g  Tridecanoic Acid CAS RN: 638-53-9	T0803 25g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{12}\text{OH}$ 1-Tridecanol CAS RN: 112-70-9
C14 アルキル基	B0233 25mL 500mL $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{13}\text{Br}$ 1-Bromotetradecane CAS RN: 112-71-0	C0622 25mL 500mL $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{13}\text{Cl}$ 1-Chlorotetradecane CAS RN: 2425-54-9	M0476 25g 500g  Myristic Acid CAS RN: 544-63-8	T0082 25mL $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{13}\text{SH}$ 1-Tetradecanethiol CAS RN: 2079-95-0
	T0084 25mL 500mL $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{13}\text{OH}$ 1-Tetradecanol CAS RN: 112-72-1	T0090 25g 400g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{13}\text{NH}_2$ Tetradecylamine CAS RN: 2016-42-4	C15 アルキル基	A0763 5g 10g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{NH}_2$ 1-Aminopentadecane CAS RN: 2570-26-5
P0035 25g 100g 500g  Pentadecanoic Acid CAS RN: 1002-84-2	P0036 25g 100g 500g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{OH}$ 1-Pentadecanol CAS RN: 629-76-5	P0836 10mL $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{SH}$ 1-Pentadecanethiol CAS RN: 25276-70-4		P1251 250g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{MgBr}$ Pentadecylmagnesium Bromide (ca. 15% in Tetrahydrofuran, ca. 0.4mol/L) CAS RN: 78887-70-4

B0599 25g 100g 500g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{15}\text{Br}$ Cetyl Bromide CAS RN: 112-82-3	C0183 25mL 500mL $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{15}\text{Cl}$ 1-Chlorohexadecane CAS RN: 4860-03-1	H0068 25mL 500mL $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{15}\text{SH}$ 1-Cetanethiol CAS RN: 2917-26-2	H0071 25g 500g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{15}\text{OH}$ Cetanol CAS RN: 36653-82-4	H0074 25g 500g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{15}\text{NH}_2$ Cetylamine CAS RN: 143-27-1
I0408 25g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{15}\text{I}$ 1-Iodohexadecane CAS RN: 544-77-4	P0002 25g 500g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ Palmitic Acid CAS RN: 57-10-3	P1145 5g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ Palmitic Acid CAS RN: 57-10-3	C17 アルキル基	A0764 10g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{NH}_2$ Heptadecylamine CAS RN: 4200-95-7
B0937 5g 25g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{Br}$ Heptadecyl Bromide CAS RN: 3508-00-7	H0018 5g 25g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{OH}$ 1-Heptadecanol CAS RN: 1454-85-9	H0019 25g 100g 500g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{15}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ Margaric Acid CAS RN: 506-12-7	C18 アルキル基	B0625 25g 500g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{17}\text{Br}$ Stearyl Bromide CAS RN: 112-89-0
C0235 25mL 500mL $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{17}\text{Cl}$ 1-Chlorooctadecane CAS RN: 3386-33-2	I0065 25g 100g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{17}\text{I}$ 1-Iodooctadecane CAS RN: 629-93-6	O0005 25g 400g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{17}\text{SH}$ Stearyl Mercaptan CAS RN: 2885-00-9	O0006 25g 500g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{17}\text{OH}$ Stearyl Alcohol CAS RN: 112-92-5	O0014 25g 500g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{17}\text{NH}_2$ Stearylamine CAS RN: 124-30-1
O0099 25g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{17}\text{NH}_2 \cdot \text{HCl}$ Stearylamine Hydrochloride CAS RN: 1838-08-0	S0163 25g 500g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ Stearic Acid CAS RN: 57-11-4	≥C19 アルキル基	B0391 25g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{19}\text{Br}$ 1-Bromoeicosane CAS RN: 4276-49-7	B0392 25g 250g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{21}\text{Br}$ 1-Bromodocosane CAS RN: 6938-66-5
B1747 5g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{20}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ Behenic Acid CAS RN: 112-85-6	C0829 1g 10g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{24}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ Cerotic Acid CAS RN: 506-46-7	D0963 25g 500g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{20}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ Behenic Acid CAS RN: 112-85-6	D0964 25g 500g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{21}\text{OH}$ 1-Docosanol CAS RN: 661-19-8	D3905 5g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{21}\text{SH}$ 1-Docosanethiol CAS RN: 7773-83-3
E0004 25g 500g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{19}\text{OH}$ 1-Eicosanol CAS RN: 629-96-9	E0006 1g 25g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{18}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ Arachidic Acid CAS RN: 506-30-9	E0832 5g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{19}\text{SH}$ 1-Eicosanethiol CAS RN: 13373-97-2	H0010 1g 10g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{19}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ Heneicosanoic Acid CAS RN: 2363-71-5	H0011 10g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{20}\text{OH}$ 1-Heneicosanol CAS RN: 15594-90-8
H0342 100mg 1g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{25}\text{OH}$ 1-Hexacosanol CAS RN: 506-52-5	H0971 100mg 1g 5g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{25}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ Heptacosanoic Acid CAS RN: 7138-40-1	M0595 100mg 1g 5g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{28}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ Melissic Acid CAS RN: 506-50-3	M1342 100mg $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{26}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ Octacosanoic Acid CAS RN: 506-48-9	N0662 1g 5g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{27}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ Nonacosanoic Acid CAS RN: 4250-38-8

O0199 100mg 1g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{27}\text{OH}$ 1-Octacosanol CAS RN: 557-61-9	P0882 1g 5g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{23}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ Pentacosanoic Acid CAS RN: 506-38-7	T0076 1g 5g 25g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{22}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ Lignoceric Acid CAS RN: 557-59-5	T0402 1g 10g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{21}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ Tricosanoic Acid CAS RN: 2433-96-7	T0403 100mg $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{22}\text{OH}$ 1-Tricosanol CAS RN: 3133-01-5
分枝 アルキル源	C8 アルキル基	B0596 25mL 100mL 500mL Octyl Bromide CAS RN: 18908-66-2	B5808 250mg 500mg (R)-3-(Bromomethyl)-heptane CAS RN: 1379440-97-7	E0120 25mL 500mL Octanoic Acid CAS RN: 149-57-5
		E0122 25mL 500mL Octanol CAS RN: 104-76-7	E0126 25mL 100mL 500mL Octylamine CAS RN: 104-75-6	E0127 25g Octylamine Hydrobromide CAS RN: 88358-65-0
C10 アルキル基	B4401 5g 25g 1-Bromo-3,7-dimethyloctane CAS RN: 3383-83-3	D1442 25mL 500mL 3,7-Dimethyl-1-octanol CAS RN: 106-21-8	C11 アルキル基	U0040 5g 6-Undecanol CAS RN: 23708-56-7
	U0094 1mL 5mL 6-Undecanamine CAS RN: 33788-00-0	C12 アルキル基		B3457 25mL 100mL 500mL 2-Butyl-1-n-octanol CAS RN: 3913-02-8
C16 アルキル基	B4544 5mL 25mL 7-(Bromomethyl)-pentadecane CAS RN: 52997-43-0		H0507 25mL 100mL 500mL 2-Hexyldecanoic Acid CAS RN: 25354-97-6	H1461 25mL 100mL 500mL 2-Hexyl-1-decanol CAS RN: 2425-77-6
	C17 アルキル基	B1456 1g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{13}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\text{Br}$ 1-Bromo-2-methylhexadecane CAS RN: 81367-59-1	H1401 1g $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7-\text{CH}(\text{OH})-(\text{CH}_2)_7\text{CH}_3$ 9-Heptadecanol CAS RN: 624-08-8	H1640 1mL 5mL $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7-\text{CH}(\text{NH}_2)-(\text{CH}_2)_7\text{CH}_3$ Heptadecan-9-amine CAS RN: 3241-20-1
B5188 5mL 25mL 9-(Bromomethyl)-nonadecane CAS RN: 69620-20-8		B6206 1g 5g Phytanyl Bromide CAS RN: 2791-57-3	O0429 25mL 500mL 2-n-Octyl-1-dodecanol CAS RN: 5333-42-6	O0435 1g 2-n-Octyl-1-dodecylamine CAS RN: 62281-06-5

<p>≥C23 アルキル基</p>	<p>B5691 5mL 25mL</p>  <p>11-(Bromomethyl)-tricosane CAS RN: 732276-63-0</p>	<p>D5283 25mL 500mL</p>  <p>2-Decyl-1-tetradecanol CAS RN: 58670-89-6</p>	<p>D5322 25g 250g</p>  <p>2-Dodecylhexadecan-1-ol CAS RN: 72388-18-2</p>	<p>D5359 1mL 5mL</p>  <p>2-Decyltetradecan-1-amine CAS RN: 62281-07-6</p>
	<p>H0837 1g</p>  <p>2-Hexadecyloctadecanoic Acid CAS RN: 89547-15-9</p>	<p>含フッ素 アルキル源</p>	<p>C4 アルキル基</p>	<p>H0548 5g 25g</p> <p>CF₃CF₂CF₂CH₂OH</p> <p>1<i>H</i>,1<i>H</i>-Heptafluoro-1-butanol CAS RN: 375-01-9</p>
<p>C5 アルキル基</p>	<p>N0810 1g 5g 25g</p> <p>CF₃(CF₂)₃CH₂OH</p> <p>(Perfluorobutyl)methanol CAS RN: 355-28-2</p>	<p>O0114 25g 100g 500g</p> <p>CHF₂(CF₂)₃CH₂OH</p> <p>2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol CAS RN: 355-80-6</p>	<p>U0081 5g 25g</p> <p>CF₃(CF₂)₄I</p> <p>Undecafluoropentyl iodide (stabilized with Copper chip) CAS RN: 638-79-9</p>	<p>C6 アルキル基</p>
	<p>N0600 5g 25g</p> <p>CF₃(CF₂)₃CH₂CH₂OH</p> <p>2-(Perfluorobutyl)ethanol CAS RN: 2043-47-2</p>	<p>P1155 5g 25g</p> <p>CF₃(CF₂)₃CH₂CH₂I</p> <p>2-(Nonafluorobutyl)ethyl iodide CAS RN: 2043-55-2</p>	<p>T1098 5g 25g</p> <p>CF₃(CF₂)₅I</p> <p>Tridecafluorohexyl iodide CAS RN: 355-43-1</p>	
<p>U0083 1g 5g</p> <p>CF₃(CF₂)₄CH₂NH₂</p> <p>1<i>H</i>,1<i>H</i>-Perfluorohexylamine CAS RN: 355-34-0</p>	<p>C7 アルキル基</p>	<p>N1040 5g 25g 100g</p> <p>CF₃(CF₂)₃(CH₂)₃OH</p> <p>3-(Perfluorobutyl)propanol CAS RN: 83310-97-8</p>	<p>P1753 5g</p> <p>CF₃(CF₂)₆Br</p> <p>Perfluoroheptyl Bromide CAS RN: 375-88-2</p>	<p>T1701 5g 25g</p> <p>CF₃(CF₂)₅CH₂OH</p> <p>1<i>H</i>,1<i>H</i>-Perfluoro-1-heptanol CAS RN: 375-82-6</p>
<p>T2482 1g 5g</p> <p>CF₃(CF₂)₅CH₂I</p> <p>1<i>H</i>,1<i>H</i>-Perfluoroheptyl iodide CAS RN: 212563-43-4</p>	<p>C8 アルキル基</p>	<p>H0946 5g 25g</p> <p>CF₃(CF₂)₇Br</p> <p>Perfluoro-<i>n</i>-octyl Bromide CAS RN: 423-55-2</p>	<p>P0904 5g 25g</p> <p>CF₃(CF₂)₆CH₂OH</p> <p>1<i>H</i>,1<i>H</i>-Pentadecafluoro-1-octanol CAS RN: 307-30-2</p>	<p>P1084 25g</p> <p>CF₃(CF₂)₇I</p> <p>Heptadecafluoro-<i>n</i>-octyl iodide CAS RN: 507-63-1</p>
<p>T2074 5g 25g</p> <p>CF₃(CF₂)₅CH₂CH₂I</p> <p>1<i>H</i>,1<i>H</i>,2<i>H</i>,2<i>H</i>-Perfluoro-<i>n</i>-octyl iodide CAS RN: 2043-57-4</p>	<p>T2528 5g 25g</p> <p>CF₃(CF₂)₅CH₂CH₂OH</p> <p>2-(Perfluorohexyl)ethanol CAS RN: 647-42-7</p>	<p>C9 アルキル基</p>	<p>H1232 5g</p> <p>CF₃(CF₂)₇CH₂OH</p> <p>1<i>H</i>,1<i>H</i>-Perfluoro-1-nonanol CAS RN: 423-56-3</p>	<p>T3258 5g 25g</p> <p>CF₃(CF₂)₅(CH₂)₃OH</p> <p>3-(Perfluorohexyl)propanol CAS RN: 80806-68-4</p>
<p>ジアルキル ジクロロシラン</p>	<p>D2704 5g 25g</p>  <p>Dibutyldichlorosilane CAS RN: 3449-28-3</p>		<p>D2710 5g</p>  <p>Dichlorodipentylsilane CAS RN: 18037-39-3</p>	<p>D2712 5g 25g</p>  <p>Dichlorodihexylsilane CAS RN: 18204-93-8</p>



東京化成工業株式会社

試薬製品について

■本社営業部 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 16-12 T-PLUS 日本橋小伝馬町8階
Tel: 03-3668-0489 Fax: 03-3668-0520 E-mail: Sales-JP@TCIchemicals.com

■大阪営業部 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-21 第2中井ビル1階
Tel: 06-6228-1155 Fax: 06-6228-1158 E-mail: osaka-s@TCIchemicals.com

スケールアップ、受託サービス(合成・開発・製造)について

□化成品営業部 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 16-12 T-PLUS 日本橋小伝馬町8階
Tel: 03-5651-5171 Fax: 03-5640-8021 E-mail: finechemicals@TCIchemicals.com

弊社製品取扱店

本誌掲載の化学品は試験・研究用にのみ使用するものです。化学知識のある専門家以外の方のご使用はお避けください。品目や製品情報等、掲載内容の変更を予告なく行う場合があります。内容の一部または全部の無断転載・複製はご遠慮ください。