


細胞染色用試薬

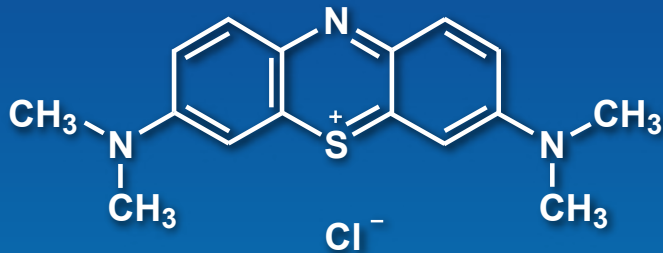



[M2392]

特長

- ・細胞を固定すると同時に染色するため、染色前の固定操作が不要です
- ・細胞の核を青色に染めます

利用例

- ① 細胞を6ウェルプレートで培養
- ② プレートから培地を取り除き、PBS(-)で2度洗浄
- ③ PBS(-)を取り除き、M2392を1 mL加えて15分間染色
- ④ M2392を取り除き、脱イオン水で2度洗浄

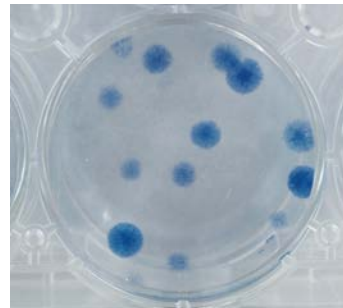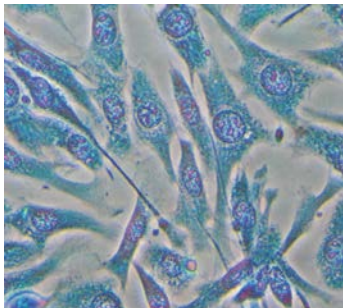

NIH/3T3細胞を一定期間培養した後、①～④の手順で染色した写真

染色時間および溶液の容量は細胞によって調整して下さい。

細胞によっては適切な固定処理を必要とする場合があるため、予備検討をお勧めします。

Methylene Blue Solution (Methanol Solution) [for Cell Staining] 100mL 4,000円 [M2392]

細胞染色関連試薬

Ponceau S [for Biochemical Research]	1g 3,100円 / 5g 6,100円	[A2256]
DAPI [for Biochemical Research]	5mg 5,300円	[A2412]
Crystal Violet Hydrate [for Biochemical Research]	5g 3,200円	[C2460]
Fast Green FCF [for Biochemical Research]	5g 5,000円	[F0718]
Bisbenzimidazole H 33258 Hydrate [for Biochemical Research]	25mg 5,500円	[H1343]
New Fuchsin [for Biochemical Research]	5g 4,100円	[N0873]

上記以外の化合物についても取り揃えています。各製品の詳細はTCIのウェブサイトで見つけてください。



東京化成工業株式会社

■本社営業部 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-10-2 TCIビル2階
Tel: 03-3668-0489 Fax: 03-3668-0520
E-mail: Sales-JP@TCIchemicals.com

■大阪営業部 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-21 第2中井ビル1階
Tel: 06-6228-1155 Fax: 06-6228-1158
E-mail: osaka-s@TCIchemicals.com

□化成部品 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-10-1
Tel: 03-5651-5171 Fax: 03-5640-8021
E-mail: finechemicals@TCIchemicals.com

弊社製品取扱店

やむを得ず品目の削除や掲載内容の変更を予告なく行う場合があります。内容の一部または全部を無断で転載あるいは複製することはご遠慮ください。